



Instrukcja obsługi SMART PRO

Komory klimatyczne z układem chłodzenia opartym na technologii ogniw Peltiera

modele: KKP 240, KKP 750

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi!

Wersja 1.13

Obowiązuje od 10.04.2024



Adres producenta:
POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k.
ul. Kokoszycka 172 C
44-300 Wodzisław Śląski
Kraj pochodzenia: Polska

Jako producent urządzenia informujemy, iż dołożyliśmy wszelkich starań, aby urządzenie w pełni spełniło Państwa oczekiwania oraz było niezawodne przez długi okres użytkowania. Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów, a także na poszerzanie naszej oferty, wszelkie sugestie odnośnie dodatkowych funkcji oraz funkcjonowania urządzeń są mile widziane. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.pol-eko.com.pl

Utylizacja sprzętu

















To urządzenie oznaczone zostało przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci. Oznacza to, że nie należy wyrzucać go wraz z odpadami nieposortowanymi. Obowiązkiem Użytkownika jest prawidłowa utylizacja, czyli przekazanie do firmy uprawnionej do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Użytkownik jest również odpowiedzialny za odkażenie urządzenia w przypadku zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i / lub skażenia radiologicznego, w celu ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia osób uczestniczących w procesie usuwania i recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie można zutylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy skontaktować się z lokalnym Dystrybutorem, u którego został zakupiony sprzęt.

W ten sposób wszyscy możemy przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych i ochrony środowiska oraz mamy pewność, że sprzęt jest przetwarzany w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi.

Dziękujemy!

Spis treści




| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | PRZEZNACZENIE I WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA | 5 |
| 2. | ZAKRES DOSTAWY | 6 |
| 3. | PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM | 6 |
| 3.1. | Montaż zbiornika na wodę w komorze klimatycznej KKP | 8 |
| 3.1.1. | Podłączenie zbiornika na wodę do komory klimatycznej | 9 |
| 3.2. | Instalacja półek | 9 |
| 3.3. | Wewnętrzne drzwi szklane (standard w KKP) | 10 |
| 3.4. | Kondensacja w komorze | 10 |
| 3.5. | Rozmieszczenie wkładu | 11 |
| 3.6. | Zamykanie drzwi komory | 11 |
| 4. | OPIS URZĄDZENIA | 12 |
| 4.1. | Wygląd urządzeń typu KKP | 12 |
| 5. | WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA (standardowe i opcjonalne) | 13 |
| 5.1. | Zamknięcie na klucz (standard) | 13 |
| 5.2. | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika (standard) | 13 |
| 5.3. | Czujnik otwartych drzwi (standard) | 13 |
| 5.4. | Port USB (standard) | 13 |
| 5.5. | Baterijne podtrzymanie pracy wyświetlacza (opcja)..... | 14 |
| 6. | OBSŁUGA URZĄDZENIA | 15 |
| 6.1. | Pamięć zewnętrzna (pendrive) | 15 |
| 6.2. | Pierwsze uruchomienie..... | 15 |
| 6.3. | Używanie klawiatury | 16 |
| 6.4. | Logowanie użytkownika | 17 |
| 6.5. |  Okno bazowe | 18 |
| 6.5.1. | Panel informacyjny | 19 |
| 6.5.1.1. | Panel alarmów | 19 |
| 6.5.1.2. | Panel statusu | 20 |
| 6.5.1.3. | Panel statusu – zabezpieczenie i alarmy | 20 |
| 6.5.2. | Znaczenie ikon i symboli | 21 |
| 6.5.3. | Górna belka z możliwością konfigurowania i rozwijania. | 22 |
| 6.5.4. | Quick Note – notatka użytkownika | 24 |
| 6.5.5. | Pasek alarmowy (Alarm Bar)..... | 25 |
| 6.6. | Quick Program..... | 25 |
| 6.7. |  Programy..... | 27 |
| 6.7.1. | Tworzenie / edycja programu | 28 |
| 6.7.2. | Edycja segmentów | 29 |
| 6.7.3. | Fitotron FIT (opcja dla KKP 240) | 31 |
| 6.7.3.1. | Urządzenia z wieloma niezależnie sterowanymi strefami świetlnym (opcja)..... | 32 |
| 6.7.4. | Podsumowanie segmentu | 34 |
| 6.7.5. | Klasa zabezpieczenia..... | 34 |
| 6.7.6. | Temperatura zabezpieczenia | 35 |
| 6.7.7. | Priorytet..... | 35 |
| 6.7.8. | Cykliczność | 35 |
| 6.8. | Uruchomienie programu | 36 |
| 6.8.1. | Pierwszy sposób | 36 |
| 6.8.2. | Drugi sposób | 37 |
| 6.9. | Szybka zmiana parametrów (Quick Change)..... | 38 |
| 6.9.1. | Szybka zmiana zadanej temperatury | 38 |
| 6.9.2. | Szybka zmiana ustawionej wilgotności..... | 39 |
| 6.9.3. | Szybka zmiana ustawionego czasu..... | 40 |
| 6.10. |  Harmonogramy | 41 |
| 6.10.1. | Tworzenie / edycja harmonogramu | 42 |
| 6.10.2. | Uruchomienie harmonogramu | 45 |
| 6.10.2.1. | Pierwszy sposób | 45 |

| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| 6.10.2.2. | | Drugi sposób | 46 |
| 6.11. |  | Statystyka | 47 |
| 6.12. |  | Rejestr danych | 48 |
| 6.12.1. | | Wykres | 49 |
| 6.12.2. | | Zapis danych bezpośrednio na pendrive | 51 |
| 6.13. |  | Rejestr zdarzeń | 51 |
| 6.14. |  | Info | 55 |
| 6.15. |  | Użytkownicy | 56 |
| 6.15.1. | | Tworzenie / edycja użytkownika | 57 |
| 6.15.2. | | Typy kont – uprawnienia i ograniczenia | 58 |
| 6.16. |  | Panel ustawień użytkownika (język, podświetlenie ekranu, itp.) | 61 |
| 6.16.1. | | Odblokowanie ekranu dotykowego | 62 |
| 6.17. |  | Czas | 62 |
| 6.18. |  | Alarmy | 64 |
| 6.18.1. | | Alarmy przekroczenia zadanych parametrów | 64 |
| 6.18.1.1. | | Maskowanie alarmów przekroczenia parametrów | 64 |
| 6.18.2. | | Alarm otwartych drzwi | 65 |
| 6.18.3. | | Funkcja STM | 66 |
| 6.18.4. | | Czasowe wyłączenie dźwięku alarmów (wyciszenie) | 68 |
| 6.19. |  | Sieć | 68 |
| 6.20. |  | Raporty mailowe | 70 |
| 6.21. |  | Korekcja | 72 |
| 7. | | INTERFEJS | 73 |
| 7.1. | | MODBUS TCP | 73 |
| 8. | | ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE | 73 |
| 8.1. | | Klasa zabezpieczenia | 73 |
| 9. | | PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO KOMPUTERA | 74 |
| 10. | | DZIAŁANIE UKŁADU CHŁODZENIA | 74 |
| 11. | | CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA | 74 |
| 11.1. | | Czyszczenie obudowy | 75 |
| 11.2. | | Czyszczenie wnętrza | 75 |
| 11.3. | | Czyszczenie ekranu dotykowego | 76 |
| 12. | | POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W UŻYTKOWANIU | 77 |
| 13. | | SYTUACJE PROBLEMOWE | 77 |
| 13.1. | | Możliwe usterki | 78 |
| 14. | | WARUNKI GWARANCJI | 78 |
| 15. | | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 79 |
| 16. | | DANE TECHNICZNE | 80 |
| 17. | | DEKLARACJA CE | 83 |

1. PRZEZNACZENIE I WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Komory klimatyczne KKP to urządzenia pozwalające na sterowanie temperaturą i wilgotnością. Komory posiadają zarówno system grzania jak i system chłodzenia na bazie modułów Peltiera oraz wymuszony obieg powietrza. Wszystkie urządzenia są sterowane za pomocą precyzyjnego sterownika SMART PRO, dzięki czemu zadana temperatura i wilgotność jest utrzymywana z dużą stabilnością i jednorodnością.

Znaczenie znaków ostrzegawczych i symboli informacyjnych

| | |
|---|--|
|  | Uwaga ! Gorąca powierzchnia. |
|  | Ten symbol oznacza, że niezastosowanie się do wskazówek może stworzyć zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub uszkodzenia urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do zamieszczonych w instrukcji wskazówek. |
|  | Ten symbol oznacza wskazówki pozwalające na optymalne wykorzystanie urządzenia. |

Aby urządzenie służyło jak najdłużej i aby obsługa urządzenia była bezpieczna należy przestrzegać wymienionych poniżej zasad:

| | |
|-----------|---|
| 1. | <p><u>NIE WOLNO instalować urządzenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • na zewnątrz budynków, • w miejscach zawilgoconych lub narażonych na zalanie, • w sąsiedztwie substancji lotnych i łatwopalnych, • w pobliżu stężonych kwasów lub żrących oparów. |
| 2. | <p><u>NIE WOLNO:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • przechowywać w urządzeniu substancji lotnych i łatwopalnych, • dotykać części będących pod napięciem, • obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami, • stawiać na urządzeniu pojemników z wodą, • stawiać na urządzenie, • przeciążać półkę urządzenia (wartość dopuszczalnego obciążenia półek i całego urządzenia patrz tabela z danymi technicznymi), • umieszczać próbek na dnie komory. |
| 3. | <p><u>Należy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • rozmieszczać próby w taki sposób, by umożliwić prawidłowy obieg powietrza w komorze urządzenia, • otwierać drzwi na możliwie najkrótszy czas (aby zminimalizować wahania temperatury i wilgotności), • zabezpieczyć próby przed wywiewaniem przez układ wymuszający obieg powietrza w komorze, np. w przypadku inkubowania materiałów sypkich, • zawsze sprawdzać poprawność zamknięcia drzwi, • używać tylko źródeł zasilania posiadających uziemienie • podczas odłączania wtyczki od źródła zasilania trzymać za jej osłonę nie za przewód, • przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw bądź konserwacji, odłączyć źródło zasilania urządzenia (aby nie utracić gwarancji w okresie jej trwania wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis), • chronić przewód oraz wtyczkę zasilającą przed uszkodzeniami, • odłączyć wtyczkę zasilającą przed planowanym przenoszeniem/przesuwaniem urządzenia, • jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę zasilającą, • jeżeli widoczne są uszkodzenia, urządzenie należy wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym uruchomieniem. |

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub pogorszenia parametrów technicznych, a także utraty gwarancji.

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo urządzenia mogą być nieskuteczne jeżeli urządzenie jest eksploatowane niezgodnie ze wskazaniami producenta.

2. ZAKRES DOSTAWY

Zakres dostawy dla KKP SMART PRO

| Urządzenie | KKP | |
|---|-----|-----|
| | 240 | 750 |
| Typ | | |
| półki [szt.] | 3 | 3 |
| przewodnice [szt.] | 6 | 6 |
| korek gumowy [szt.] | 1 | 1 |
| klucz do zamka w drzwiach [szt.] | 2 | 2 |
| kabel Ethernetowy [szt.] | 1 | 1 |
| program LabDesk (w pamięci urządzenia) [szt.] | 1 | 1 |
| świadcstwo sprawdzenia [szt.] | 1 | 1 |
| wąż gumowy o długość 350 mm | 1 | 1 |
| wąż gumowy o długość 1350 mm | 1 | - |
| wąż gumowy o długość 1650 mm | - | 1 |
| zbiornik na wodę pojemność 6 l | 1 | 1 |
| półka ze wspornikiem dla zbiornika na wodę | 1 | 1 |

3. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Producent wysłał urządzenie zabezpieczone profilami kartonowymi i folią. Urządzenie należy **transportować w pozycji pionowej** oraz zabezpieczyć paczkę przed przesuwaniami się podczas transportu.



Po otrzymaniu urządzenia należy ocenić wizualnie jego stan oraz wyposażenie w obecności osoby dostarczającej towar. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odpowiada firmą kurierska.




Po przetransportowaniu urządzenia przy temperaturze poniżej 10 °C, należy odczekać przynajmniej 2 godziny zanim podłączy się go do gniazda zasilającego.

Na powierzchni elementów urządzenia wykonanych ze stali nierdzewnej mogą występować niewielkie przebarwienia. Wynikają one z technologii stosowanych przy produkcji blach zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 10088-2 i nie stanowią wady urządzenia.

Miejsce instalacji urządzenia powinno spełniać następujące warunki:

- zalecana temperatura otoczenia od +10°C do +28°C, dla modeli z drzwiami szklanymi od +10°C...+25°C
- zalecana względna wilgotność powietrza otoczenia < 60%
- wysokość do 2000 m n.p.m.
- urządzenie nie jest przystosowane do pracy w środowisku o silnym zapyleniu
- w pomieszczeniu należy zapewnić stosowną do jego wielkości wentylację
- urządzenie należy postawić na twardym i stabilnym podłożu
- urządzenie należy ustawić w odległości minimum 100 mm od ścian pomieszczenia, należy użyć ramienia dystansującego:

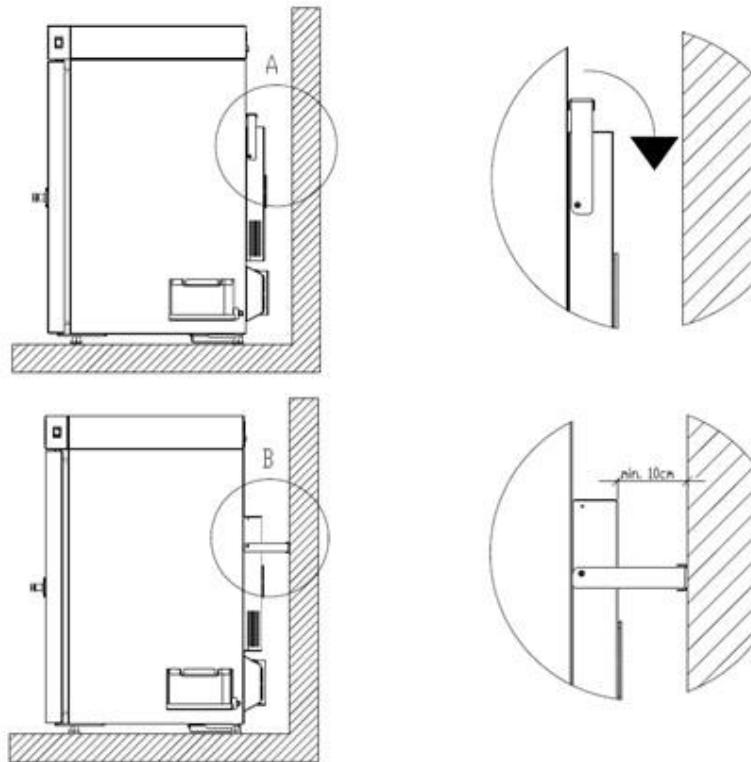

- wysokość pomieszczenia musi być większa od wysokości urządzenia o min 300 mm
- trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia
- trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła
- urządzenie nie jest przystosowane do zabudowy
- miejsce instalacji urządzenia powinno być w pobliżu gniazdka sieciowego o parametrach odpowiednich dla urządzenia
- powinien być zachowany swobodny dostęp do wyłącznika głównego urządzenia

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może wpływać na pogorszenie parametrów technicznych oraz może spowodować utratę gwarancji.


Urządzenie wypoziomować po ustawieniu na miejscu docelowym.

Kółka jezdne / nóżki poziomujące (tylko KKP 750)



Urządzenie zostało wyposażone w kółka poziomujące. Po ustawieniu urządzenia na miejscu docelowym należy zabezpieczyć urządzenie przed przemieszczaniem się ryglując kółka.

Komora klimatyczna KKP 750 SMART PRO jest wyposażona w kółka, które po ustawieniu komory w miejscu użytkowania, należy zablokować i wypoziomować. Do tego celu należy użyć czerwonego pokrętła zamontowanego w obudowie kółka. Na początku pokrętło można obracać ręcznie, w przypadku napotkania na opór do regulacji użyć klucza płaskiego o rozmiarze 13.

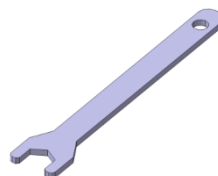



Kółka z możliwością poziomowania służą **WYŁĄCZNIE** do ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. Nie służą do transportowania urządzenia!

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna powinna być:

- wykonana zgodnie z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami
- zabezpieczona wyłącznikiem nadprądowym oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym
- przystosowana do napięcia zasilania urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)



Urządzenie podłączyć do gniazdka sieciowego AC wyposażonego w sprawne uziemienie ochronne. W razie wątpliwości należy zlecić sprawdzenie gniazdka przez wykwalifikowanego elektryka.

Kategoria odporności na przepięcia II (typowe dla instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku).

3.1. Montaż zbiornika na wodę w komorze klimatycznej KKP

Komora klimatyczna KKP jest wyposażona w zewnętrzny zbiornik o poj. 6 l na wodę dejonizowaną (przewodnictwo w zakresie od 1 do 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$) potrzebny do prawidłowego działania nawilżacza parowego w komorze. Zużycie wody przez KKP 240 wynosi 90 ml na dzień (w 40°C, 75% RH), dla KKP 750 - 290 ml na dzień.

Zbiornik na wodę demineralizowaną umieszcza się na oryginalnej półce zamontowanej z prawej lub lewej strony komory klimatycznej. Do montażu półki wymagany jest śrubokręt krzyżakowy PZ2.



Woda dejonizowana powinna mieć przewodnictwo w zakresie od 1 do 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Woda dejonizowana do nawilżacza nie może być dostarczana pod ciśnieniem. Zbiornik na wodę powinien być umieszczony na oryginalnej półce. Użycie innego zbiornika, np. o większej pojemności lub umieszczenie go wyżej niż to wymagane może spowodować niepoprawną pracę nawilżacza i jego uszkodzenie.




Uwaga: POL-EKO NIE odpowiada za jakość wody użytej przez użytkownika. Użycie wody o innej jakości niż zalecana może spowodować uszkodzenia lub awarie komory klimatycznej, za które POL-EKO nie ponosi odpowiedzialności. Gwarancja jest nieważna w przypadku używania wody o parametrach innych niż zalecane.


Zbiornik na wodę powinien być umieszczony na oryginalnej półce zamontowanej z prawej lub lewej strony komory klimatycznej. Do montażu półki potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy.

Aby zamontować półkę do urządzenia należy:

- zamontować element 1 i 2 do obudowy komory (z lewej lub prawej strony) jak to pokazano na rysunku
- przykręcić półkę 3 do urządzenia i wspornika

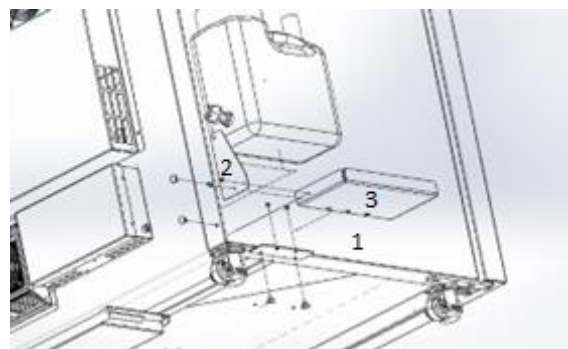

3.1.1. Podłączenie zbiornika na wodę do komory klimatycznej

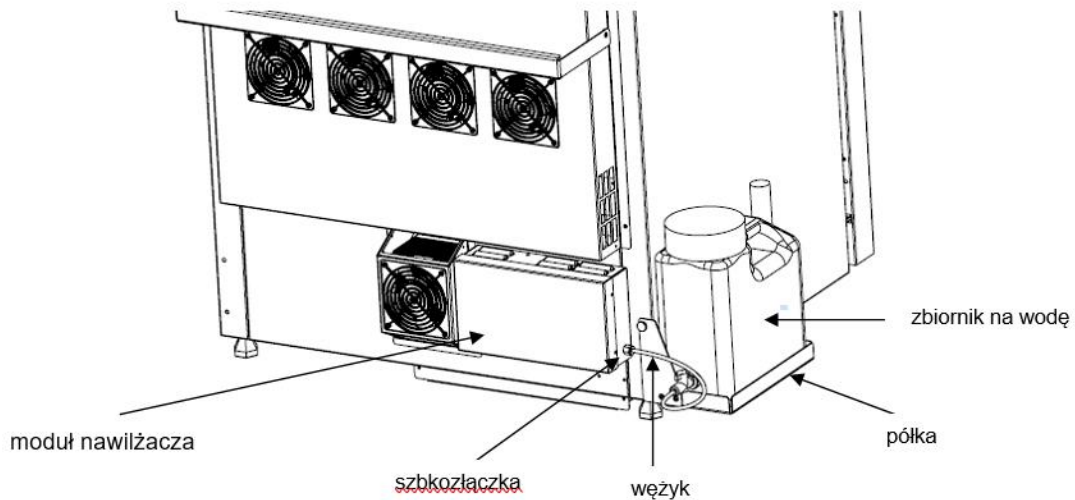

Aby podłączyć zbiornik na wodę do komory klimatycznej należy:

- zamontować półkę
- umieścić zbiornik na wodę na półce
- podłączyć zbiornik do modułu nawilzacza poprzez wciśnięcie wężyka do szybkozłączki (aby odłączyć wężyk należy zwolnić blokadę szybkozłączki)
- wlać wodę do zbiornika, sprawdzić wizualnie czy połączenie jest szczelne

3.2. Instalacja półek

Aby zamontować półki lub zmienić ich położenie, należy wykonać następujące kroki:

Zamontować prowadnicę półki na odpowiedniej wysokości, poprzez włożenie wsporników prowadnicy do perforacji w ścianie. To samo wykonać na przeciwległej ścianie.



Wsunąć półkę w zainstalowane prowadnice. Półka jest teraz poprawnie zamontowana.



Aby zdemontować półkę należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności. Aby wyjąć prowadnicę z otworu należy ją podnieść i przesunąć w stronę tylnej ścianki komory.

3.3. Wewnętrzne drzwi szklane (standard w KKP)

Wewnętrzne drzwi szklane są standardowym wyposażeniem w komorach klimatycznych KKP. Do otwierania lub zamykania drzwi należy używać plastikowego uchwyty zamocowanego na szybie, tak by nie doszło do wypadnięcia drzwiczek szklanych z zaczepów.



Podczas pracy urządzenia, gdy wewnątrz komory panuje wysoka temperatura, nie należy dotykać elementów wewnętrznych oraz drzwi szklanych, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia. W celu zabezpieczenia się przed skutkami poparzenia gorącymi elementami należy używać rękawic ochronnych.



Nie zaleca się montażu oraz demontażu wewnętrznych drzwi szklanych. Niewłaściwy montaż lub demontaż może spowodować uszkodzenie szyby oraz skaleczenie użytkownika.

3.4. Kondensacja w komorze

Jeżeli zadana temperatura jest znacznie niższa niż temperatura otoczenia, może nastąpić skroplenie pary, co spowoduje gromadzenie się wody na dnie komory. Ilość zgromadzonej wody zależy od następujących czynników:

- różnicy między temperaturą otoczenia a temperaturą w komorze,
- częstotliwości otwierania drzwi,
- temperatury próbek.



Zbyt wysoka wilgotność względna w komorze urządzenia może być przyczyną zalodzenia elementu chłodzącego, a tym samym obniżać zdolność chłodzenia i zwiększać pobór energii elektrycznej.

Do przechowywania próbek nie należy używać kartonów, gąbek i innych higroskopijnych materiałów, ponieważ mogą one zwiększać wilgotność w komorze.



Odprowadzenie wody w komorach klimatycznych jest realizowane w sposób grawitacyjny (niewymuszony). Z tego powodu pozostające, niewielkie ilości wody na dnie komory są zjawiskiem normalnym. Jeżeli na dnie komory zgromadzi się woda, należy wytrzeć dno komory za pomocą suchej szmatki.


3.5. Rozmieszczenie wkładu

Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz komory, a tym samym zapewnić stabilne warunki przechowywania wkładu, należy przestrzegać następujących zasad:

- maksymalna wysokość wkładu nie powinna przekraczać $2/3$ odległości pomiędzy półkami,
- ok. $1/3$ szerokości i głębokości półki powinno pozostać puste, przy czym odległości pomiędzy wkładami, a także pomiędzy wkładem a ścianką powinny być mniej więcej równe.

Obok pokazano przykład rozmieszczenia wkładu w komorze.

Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni optymalną stabilność i jednorodność temperatury.

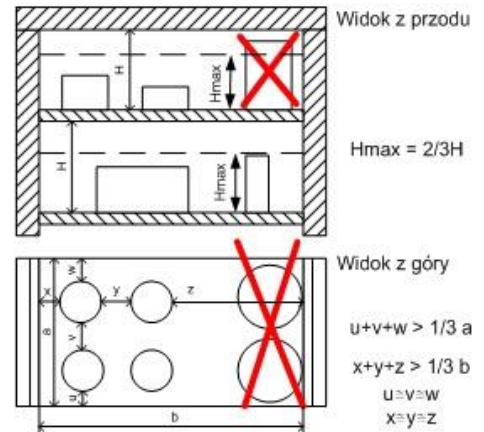

3.6. Zamykanie drzwi komory

Komory klimatyczne KKP są wyposażone w uszczelkę, 2-punktowy zamek oraz czujnik otwartych drzwi. Aby zamknąć drzwi należy przekręcić klamkę do pozycji pionowej, delikatnie pchnąć drzwi a następnie przekręcić klamkę do pozycji poziomej. Jeżeli drzwi nie będą poprawnie zamknięte włączy się alarm dźwiękowy i wizualny. Można ustawić opóźnienie alarmu otwartych drzwi o: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min lub 10 min (patrz *Rozdział 6.18.1*). Prawidłowe zamknięcie drzwi redukuje zużycie energii i zapewnia właściwą stabilność i jednorodność temperatury.

4. OPIS URZADZENIA

Modele SMART PRO zostały wyposażone w mikroprocesorowy regulator temperatury PID oraz kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7 cala i rozdzielczości 800x480.

4.1. Wygląd urządzeń typu KKP

Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające komorę klimatyczną (zdjęcie poglądowe) z opisem istotnych elementów urządzenia.


Widok z przodu

- (1) sterownik mikroprocesorowy z 7" ekranem dotykowym
- (2) port USB
- (3) czujnik otwartych drzwi
- (4) otwór o \varnothing 30 mm do wprowadzenia dodatkowego czujnika
- (5) wentylator
- (6) klamka z zamkiem
- (7) półka
- (8) wewnętrzne drzwi szklane



Widok z tyłu

- (9) główne gniazdo zasilania
- (10) wentylator sterownika
- (11) LAN
- (12) system chłodzenia na bazie modułów Peltiera
- (13) moduł nawilżacza
- (14) moduł osuszacza
- (15) zbiornik na wodę

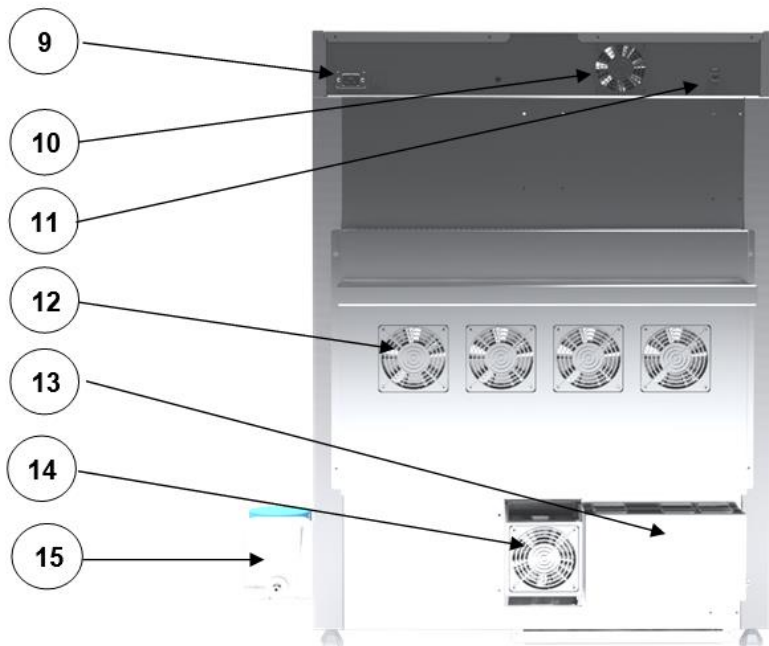

5. WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA (standardowe i opcjonalne)

5.1. Zamknięcie na klucz (standard)

Komora klimatyczna KKP jest wyposażona w zamknięcie na klucz. Zamek znajduje się w klamce. Wraz z urządzeniem dostarczane są 2 klucze.



5.2. Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika (standard)

Otwór o średnicy 30 mm umożliwia wprowadzenie czujników do niezależnej kontroli temperatury, wilgotności lub innego parametru wewnątrz urządzenia. Otwór zabezpieczony jest gumowym korkiem. Podczas pracy urządzenia korek powinien znajdować się w otworze. Jeżeli do środka wprowadzona została wiązka kabli i nie ma możliwości zamknięcia otworu korkiem, należy zabezpieczyć go taśmą. Pozostawienie otwartego otworu podczas pracy urządzenia może powodować pogorszenie parametrów stabilności i jednorodności temperatury i wilgotności w komorze.



5.3. Czujnik otwartych drzwi (standard)

Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w czujnik otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi na wyświetlaczu pojawia się ikona:



(liczba nad ikoną to licznik otwartych drzwi, skasowanie licznika odbywa się przez naciśnięcie ikony, licznik kasowany jest również w momencie wyłączenia urządzenia). Jeżeli drzwi pozostaną otwarte dłużej niż ustawiony przez użytkownika czas (5 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min) pojawi się sygnał dźwiękowy, czerwony pulsujący pasek alarmowy oraz alarm „otwarte drzwi” ze statusem „aktywny”. Można ustawić opóźnienie alarmu otwartych drzwi o: 30 s, 1 min, 2 min, 5 min lub 10 min (patrz Rozdział 6.18.)

Czujnik otwartych drzwi




5.4. Port USB (standard)


Port USB w panelu przednim służy tylko i wyłącznie do przeniesienia danych z wewnętrznej pamięci urządzenia na pendrive'a. Aby to zrobić pendrive'a należy włożyć do gniazda USB na panelu przednim, a następnie:

- nacisnąć ikonę Menu główne ,
- nacisnąć ikonę Rejestr danych ,
- nacisnąć przycisk  i wybrać typ pliku *.csv, *.plx.
- nacisnąć przycisk . Dane zostały skopiowane.



Po skopiowaniu danych na pendrive'a przed wyciągnięciem z gniazda USB należy go odmontować poprzez naciśnięcie ikony  w górnej rozwijanej belce. Jeżeli pendrive nie zostanie odmontowany po podłączeniu do komputera może się wyświetlić komunikat o uszkodzeniu pendrive'a z propozycją naprawy, gdy rzeczywiście pendrive nie jest uszkodzony

Rys. 1. Odmontowanie pendrive'a

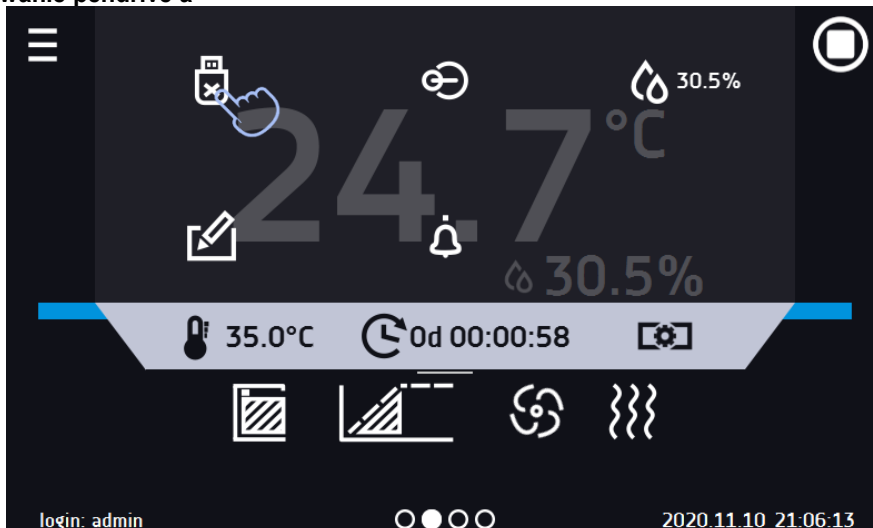

Dane zapisane w pliku *.csv mogą zostać otwarte w Notatniku. Dane zapisane jako *.plx mogą zostać otwarte w programie Lab Desk (standard w SMART PRO), który pozwala m. in. na podgląd danych w postaci tabeli lub wykresu, przygotowanie raportu statystycznego dla wybranego zakresu danych, itp., patrz *Rozdział 6.12*.


5.5. Baterijne podtrzymanie pracy wyświetlacza (opcja)

Urządzenia w wersji SMART PRO mogą być opcjonalnie wyposażone w baterijne podtrzymanie pracy wyświetlacza. Zanik zasilania i przejście w tryb baterijnego podtrzymania pracy wyświetlacza jest sygnalizowane pulsującą czerwoną ramką wokół wyświetlacza oraz sygnałem dźwiękowym (jeżeli jest włączony). W trybie baterijnego podtrzymania pracy wyświetlacza wyświetlają się wszystkie parametry tj. temperatura i wilgotność. Sygnalizowane są również inne alarmy np. przekroczenia zakresu temperatury. W celu wydłużenia czasu pracy baterii wyświetlacz jest cały czas przygaszony. Baterie są automatycznie ładowane w trybie pracy z zasilaniem sieciowym.



Baterie należy wymieniać co 12 miesięcy. Gdy będzie się zbliżał termin wymiany baterii na wyświetlaczu pojawi się komunikat. W okresie gwarancji wymiana powinna być wykonana przez autoryzowany serwis. W przeciwnym razie nastąpi utrata gwarancji.

Rys. 2. Komunikat o konieczności wymiany baterii.

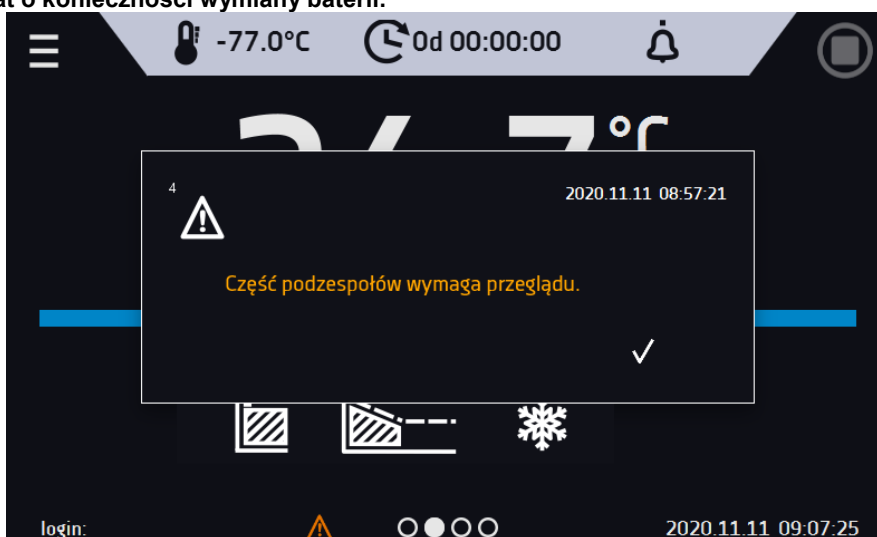

6. OBSŁUGA URZĄDZENIA



Ten symbol oznacza, że dane pole można przesunąć w pokazanym na obrazku kierunku.

6.1. Pamięć zewnętrzna (pendrive)

Pamięć zewnętrzna pendrive pozwala na skopiowanie z pamięci urządzenia: instrukcji obsługi, rejestru danych, rejestru zdarzeń oraz danych serwisowych. Przed pierwszym użyciem pendrive należy sformatować w systemie plików FAT 32. Urządzenie należy umieścić w gnieździe USB znajdującym się z przodu urządzenia obok wyświetlacza, a następnie odczekać kilka sekund na prawidłowe odczytanie urządzenia – poprawne odczytanie sygnalizowane jest komunikatem „Pendrive połączony” na dole ekranu.



Gniazdo USB w urządzeniu służy do podłączania **wyłącznie** pamięci flash – pendrive lub czytnika kart z kartą pamięci. Podłączenie innych nośników danych (zewnętrznych dysków twardych) bez konsultacji z producentem urządzenia jest niedozwolone, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia portu USB.



Po skopiowaniu danych na pendrive'a przed wyciągnięciem z gniazdka USB należy go odmontować (patrz Rozdział 5.4.).

6.2. Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia na ekranie pojawia się kreator pozwalający na skonfigurowanie ustawień takich jak:

- wybór języka
- pobranie instrukcji
- połączenie z siecią komputerową
- ustawienie strefy czasowej i czasu
- podłączenie do usługi chmurowej LabDesk Cloud

Rys. 3. Kreator ustawień




Zaleca się przejście całego kreatora, jednak w dowolnym momencie można go przerwać naciskając 

Można wówczas wybrać jedną z opcji (Rys. 4):


- jednorazowego zamknięcia – podczas kolejnego uruchomienia kreator ponownie się wyświetli
- zaznaczenia opcji aby przy kolejnym uruchomieniu kreator już się nie pojawiał
- powrotu do kreatora

Rys. 4.

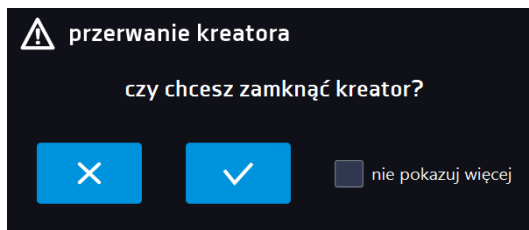

Po przejściu kreatora na ekranie pojawi się pytanie dotyczące pobrania na pendrive folderu „Download” zawierającego instrukcje obsługi w formacie pdf. Aby to zrobić należy włożyć pendrive do gniazda USB i odczekać chwilę na wykrycie sprzętu, następnie nacisnąć . Naciśnięcie powoduje rezygnację z pobrania folderu, okno pojawi się podczas kolejnego uruchomienia. Można zaznaczyć „Nie pokazuj ponownie” aby okno nie wyświetlało się podczas uruchomienia. Folder „Download” można zawsze pobrać z podmenu „Info”, więcej informacji patrz *Rozdział 6.14*.


Rys. 5. Pobieranie plików

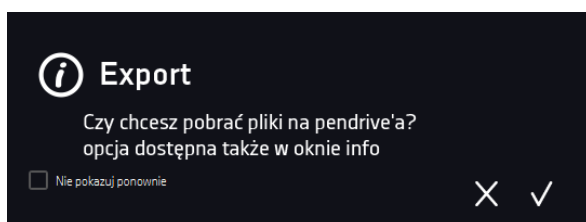

6.3. Używanie klawiatury

Podczas obsługi urządzenia czasami konieczne jest wpisanie znaków alfanumerycznych (np. podczas logowania się do systemu, wpisywania nazwy Użytkownika itp.). W takich wypadkach na ekranie wyświetlaczka pokazuje się klawiatura. Oprócz standardowych liter zawarte są na niej symbole odpowiadające klawiaturze komputera.

Rys. 6. Klawiatura

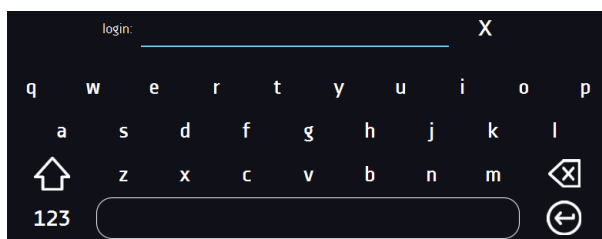

Usunięcie wprowadzonego tekstu.



Zmiana na duże litery (wielkość liter jest istotna przy podawania loginu i hasła).



Zmiana na cyfry i znaki specjalne.



Zmiana na litery.



Usunięcie wpisanego znaku.



Zatwierdzenie wprowadzonego tekstu / zamknięcie klawiatury.



Czasami wpisywane znaki mogą być ukryte (wtedy są zastępowane znakami „*”). Dzieje się tak, gdy wpisywane są informacje niejawne (np. gdy użytkownik wpisuje hasło).

6.4. Logowanie użytkownika

Konfigurowanie parametrów urządzenia możliwe jest tylko przez zalogowanego użytkownika. Aby zalogować użytkownika

należy w oknie głównym nacisnąć . Pojawi się panel logowania:

login: od 1 do 10 znaków

hasło: od 1 do 10 znaków

Domyślne fabryczne parametry logowania:

login: admin

hasło: pole puste

Rys. 7. Panel logowania




- przełączenie na logowanie za pomocą wzoru


Zaleca się, aby w trakcie pierwszego uruchomienia ustawić hasło konta Administratora i zanotować je w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ingerencji w ustawienia urządzenia przez niepowołane osoby.



Hasło należy zapamiętać lub zanotować, ponieważ nie ma możliwości skasowania hasła konta Admin. W przypadku utraty hasła należy skontaktować się z serwisem producenta. Skasowanie hasła nie podlega

Zamiast hasła tekstowego można wybrać logowanie za pomocą wzoru. w tym celu należy nacisnąć przycisk , wybrać numer a następnie narysować wzór. Fabrycznie wzór nie jest ustawiony. Dokładne informacje na temat tworzenia wzoru, patrz rozdział 6.15.1. Tworzenie / edycja użytkownika.

Rys. 8. Tworzenie wzoru do logowania

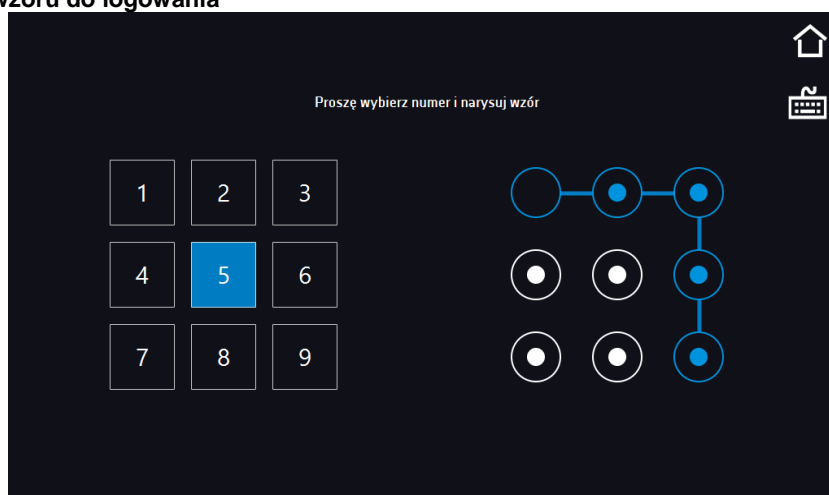


Informacje na temat typów kont użytkownika, patrz *Rozdział 6.15*.

Wylogowanie: w menu głównym nacisnąć . Automatyczne wylogowanie, patrz *Rozdział 6.16*.

6.5. Okno bazowe


Po uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się Okno Bazowe, w którym wyświetlane są informacje o stanie urządzenia. Po włączeniu programu na ekranie pojawiają się dodatkowe informacje.

Rys. 9. Okno bazowe (program nie jest włączony, nie jest zalogowany żaden użytkownik)

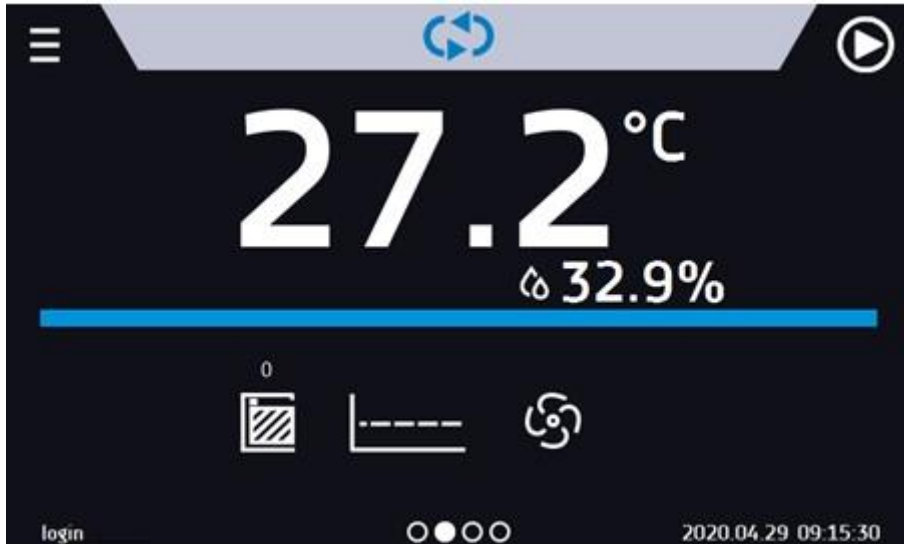


Od tego miejsca jakakolwiek czynność wymaga zalogowania.

Rys. 10. Okno – włączony program w KKP

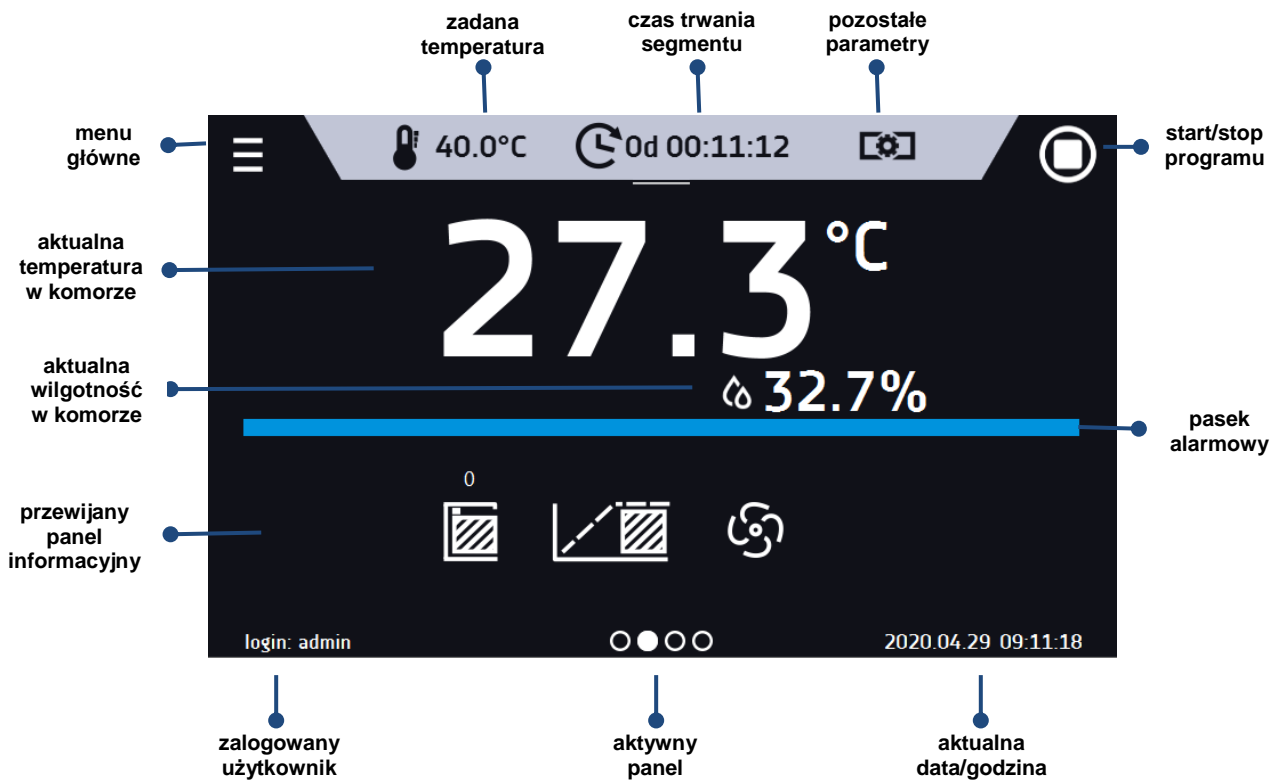



6.5.1. Panel informacyjny

W panelu informacyjnym występują cztery różne okna. Zmian pomiędzy oknami dokonuje się poprzez przesunięcie palcem

w prawo lub w lewo 

Rys. 11. Panel informacyjny

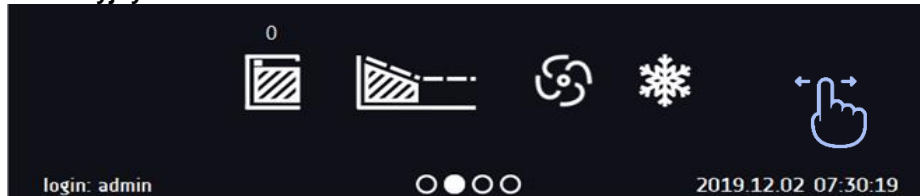


Aktualnie wyświetlane okno panelu informacyjnego wskazuje ikona .

6.5.1.1. Panel alarmów

Na pierwszej stronie panelu informacyjnego znajduje się panel alarmów.

Rys. 12. Panel alarmów

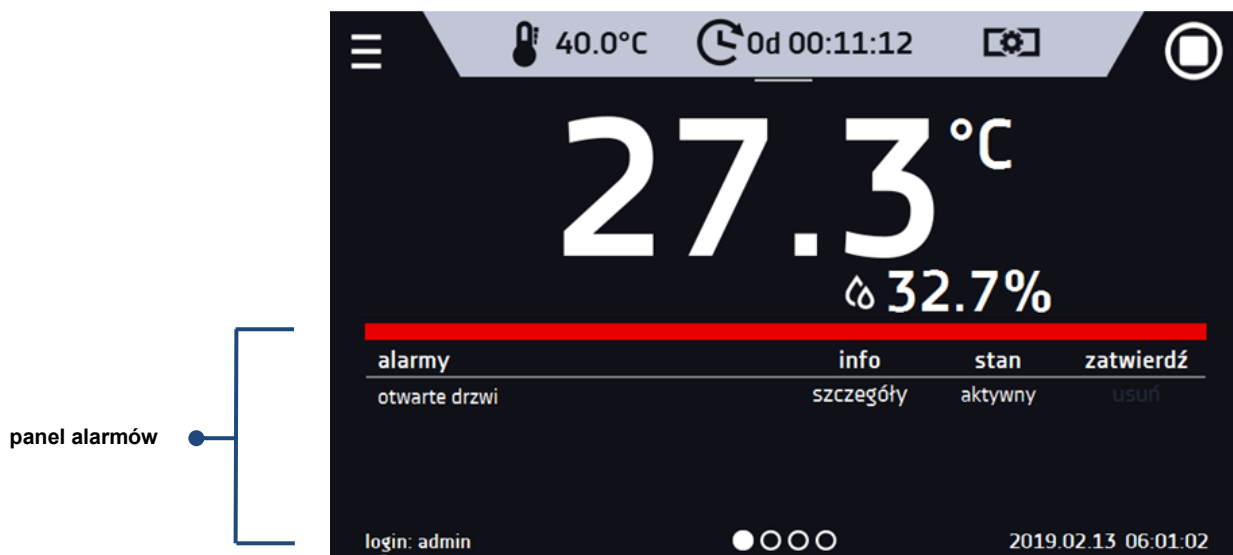


W oknie alarmów pojawia się lista aktywnych alarmów lub alarmów, które wystąpiły, ale nie zostały potwierdzone. Kiedy alarm jest aktywny, pasek alarmowy jest czerwony, a zdarzenie alarmowe wyświetlane jest na liście wraz ze stanem „aktywny”. Kiedy zdarzenie alarmowe ustanie, stan zmienia się na „nieaktywny” i wtedy można:

- nacisnąć **“usuń”** - potwierdzenie i usunięcie alarmu z listy (tylko alarmy nieaktywne mogą zostać usunięte z listy).
- nacisnąć **“zatwierdź”** – zatwierdzenie alarmu
- nacisnąć **“szczegóły”** – wyświetlenie podglądu wszystkich zdarzeń dla wybranego alarmu.

Rys. 13. Szczegóły alarmu



Przy większej liczbie alarmów, z prawej strony listy pojawia się przycisk  pozwalający na powiększenie widoku na cały ekran.

6.5.1.2. Panel statusu

Na trzeciej stronie panelu informacyjnego wyświetla się w sposób opisowy status urządzenia.

Rys. 14. Status – opis.

| | | | |
|---------------------|---------|-----------|--------------|
| nazwa programu | Program | status | utrzymywanie |
| użytkownik programu | a | zadane | Od 00:02:00 |
| priorytet | czas | upłynęło | Od 00:00:09 |
| aktualny segment | 2/2 | pozostało | Od 00:01:51 |
| aktualny cykl | 1/4 | | |

| | |
|------------------|---|
| nazwa programu | nazwa uruchomionego programu |
| użytkownik | nazwa użytkownika, do którego przypisany jest program |
| priorytet | względem czasu lub parametrów |
| aktualny segment | aktualnie wykonywany segment / całkowita liczba segmentów w programie |
| aktualny cykl | aktualnie wykonywany cykl / całkowita liczba cykli do wykonania |
| status | etap pracy urządzenia np. osiągnięcie, utrzymanie, itp. |
| czas | ustawiony czas wykonywania segmentu |
| upłynęło | czas, który upłynął od osiągnięcia segmentu |
| pozostało | czas, który pozostał do zakończenia segmentu |

6.5.1.3. Panel statusu – zabezpieczenie i alarmy



















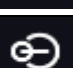

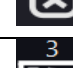Na czwartej stronie panelu informacyjnego znajdują się informacje o klasie zabezpieczenia wraz z ustawionymi temperaturami zabezpieczenia, a także alarm dla górnej i dolnej temperatury. Jest ona związana z uruchomionym lub zakończonym programem. Ustawianie parametrów zabezpieczenia, patrz *Rozdział 6.7.5.*

W drugiej części panelu wyświetlane są informacje o ustawionych alarmach górnym i dolnym. Ustawianie alarmów, patrz *Rozdział 6.18.* Wartość „-” oznacza wyłączony alarm.

Rys. 15. Status – zabezpieczenia i alarmy
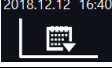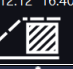
| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-----|
| klasa zabezpieczeń | class 3.3 | alarm górny | 0°C |
| zabezpieczenie górne | 50.0°C | alarm dolny | 0°C |
| zabezpieczenie dolne | 10.0°C | | |

6.5.2. Znaczenie ikon i symboli

| | |
|---|--|
|  | Przejdźcie do ekranu głównego. |
|  | Automatyczne przejście do ekranu głównego. Fabrycznie ustawienie: wyłączone. |
|  | Przejdźcie do Menu głównego |
|  | Automatyczne wylogowanie. Fabryczne ustawienie: włączone. |
|  | Automatyczne zablokowanie ekranu. Fabryczne ustawienie: wyłączone. |
|  | Odmontowanie pendrive'a przed wyjęciem z gniazda USB. |
|   | Drzwi zamknięte, drzwi otwarte. Liczba nad ikoną to licznik otwartych drzwi, skasowanie licznika odbywa się przez naciśnięcie ikony. Licznik kasowany jest również przy wyłączeniu urządzenia. |
|  | Ikona wentylatora. Jeżeli się kręci, oznacza to, że wentylator pracuje. Jeżeli ikona jest nieruchoma, oznacza to, że program jest zatrzymany lub wentylator jest uszkodzony. |
|   | Status ramp: komora jest w trakcie nagrzewania lub schładzania |
|   | Zadana temperatura jest osiągnięta. |
|  | 2018.12.12 16:40 Program zostanie uruchomiony o podanej dacie/godzinie. Aktywny harmonogram lub start zwłoczny. |
|  | 2018.12.12 16:40 Aktywny harmonogram - program będzie wykonywany do podanej daty/godziny |
|  | Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie chłodzenia |
|  | Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie grzania |
|  | Ikona jest widoczna, gdy komora jest w trakcie odszraniania lub rozmrażania. |
|  | W trybie pracy (program uruchomiony) kliknięcie w ikonę pozwala na szybką zmianę zadanej temperatury (funkcja Quick Change). |
|  | W trybie pracy (program uruchomiony) kliknięcie w ikonę pozwala na szybką zmianę zadanej wilgotności (funkcja Quick Change). |







Instrukcja obsługi KKP SMART PRO

| | |
|---|---|
|  | W trybie pracy (program uruchomiony) kliknięcie w ikonę pozwala na szybką zmianę czasu trwania programu (funkcja Quick Change). Odliczanie czasu jaki upłynął. |
|  | Odliczanie czasu, który pozostał do zakończenia programu. |
|  | Ikona strzałki pozwala na nawigację między: segmentami, parametrami programu oraz podsumowaniem. |
|  | Uruchomienie zaznaczonego programu. Na liście programów – program uruchomiony. |
|  | Zatrzymanie programu. |
|  | Dodanie nowego programu do listy programów. Użytkownik może stworzyć maks. 40 programów. |
|  | Edytowanie wybranego programu z listy. Na liście programów - nowy program utworzony, ale jeszcze nie zatwierdzony. |
|  | Usunięcie wybranego programu z listy. |
|  | Przejsć do menu tworzenia, edycji, usuwania i uruchamiania programów. |
|  | Anulowanie dodawania lub edycji programu. Anulowanie zmian. |
|  | Edytowanie poszczególne segmenty programu (program może mieć maks. 100 segmentów). |
|  | Natychmiastowy start programu wybranego z listy programów. |
|  | Zwłoczny start programu z listy programów. Program uruchamia się według ustawionej daty i godziny. |
|  | Przejsć do programu SMART (funkcja Quick Program) |
|  | Wyłączenie dźwięku alarmu otwartych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury. Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie temperaturowe, itp.) nadal emitują dźwięk. |
|  | W trybie pracy (program uruchomiony) kliknięcie w ikonę pozwala na szybką zmianę wydajności wentylatora. |
|  | Notatka użytkownika. Kliknięcie w ikonę pozwala na wpisanie notatki. |
|  | Ikona pojawia się w rejestrze zdarzeń i symbolizuje wpisaną notatkę użytkownika. |
|  | Aktywna funkcja STM ((Smart Temperature Monitor) informuje o problemie osiągnięcia lub utrzymywania zadanej temperatury. <ul style="list-style-type: none"> • kolor biały – funkcja aktywna, program jest zatrzymany • kolor niebieski – funkcja aktywna, program uruchomiony • kolor czerwony – ostrzeżenie o problemach z osiągnięciem lub utrzymaniem zadanej temperatury |


6.5.3. Górna belka z możliwością konfigurowania i rozwijania.

W górnej części ekranu wyświetla się belka z ikonami parametrów (odmontowanie pendrive'a, temperatura, wilgotność, czas i wyciszenie alarmów oraz wentylator), które można szybko zmienić (Quick Change).


Po przesunięciu palcem w dół wyświetlają się ikony dla parametrów, które można szybko zmienić (Quick Change, patrz *Rozdział 6.9*) oraz ikona odmontowania pendrive'a (patrz *Rozdział 5.4*). Znajdują się tam ikony:

-  odmontowanie pendrive'a – więcej informacji, patrz *Rozdział 5.4*.
-  Quick Note - więcej informacji, patrz *Rozdział 6.5.4*.
-  wyłączenie dźwięku alarmu. Alarmy krytyczne (tj. uszkodzenie czujnika temperatury, zabezpieczenie temperaturowe, itp.) nadal emitują dźwięk, patrz *Rozdział 6.18*.
- Quick Change, patrz *Rozdział 6.9*.
 -  zmiana czasu trwania programu
 -  zmiana zadanej temperatury
 -  zmiana zadanej wilgotności

Rys. 16. Rozwinięta górna belka, gdy program jest uruchomiony.

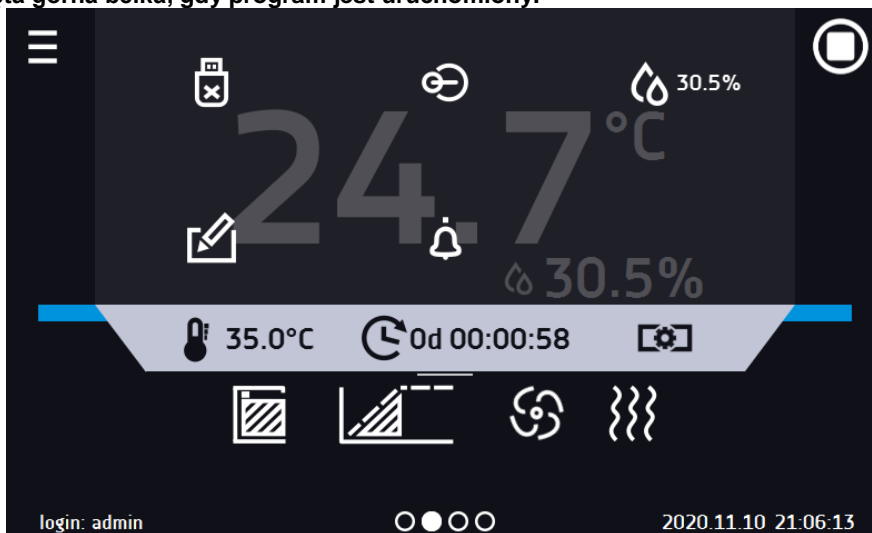


Rys. 17. Rozwinięta górna belka, gdy program jest zatrzymany.

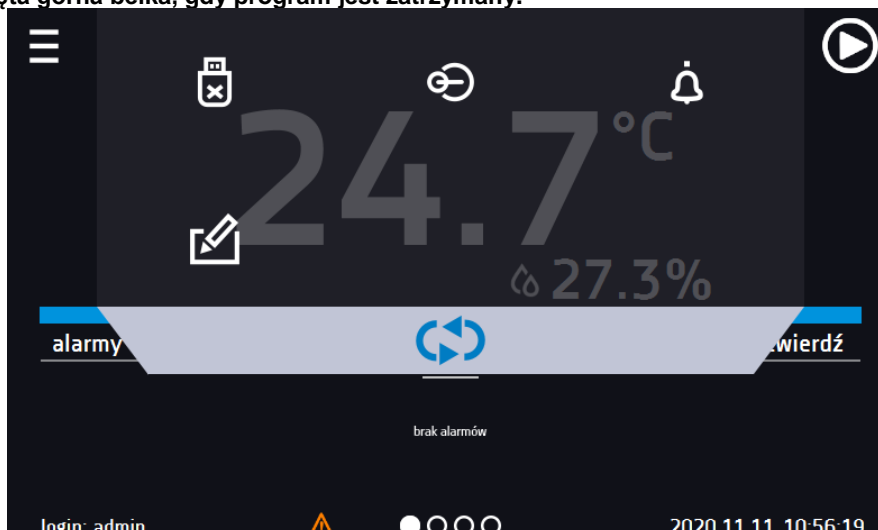


Belka górna może być indywidualnie skonfigurowana – wystarczy przytrzymać i „przeciągnąć” ikonę w nowe miejsce.

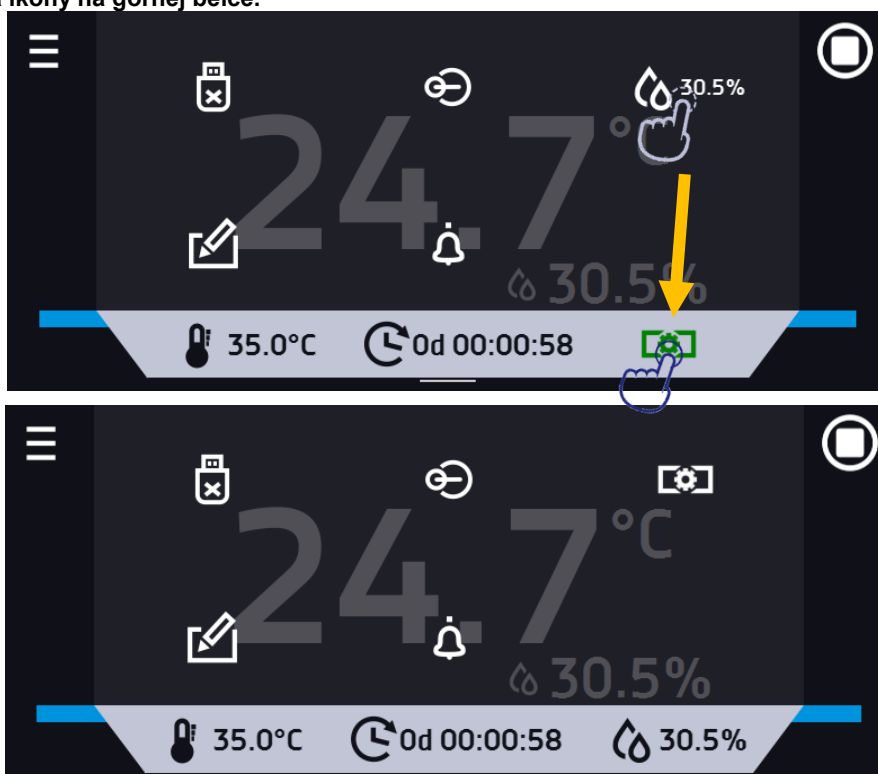

Rys. 18. Zamiana ikony na górnej belce.



6.5.4. Quick Note – notatka użytkownika


Użytkownik podczas pracy z urządzeniem może w jego pamięci zapisać wiadomości, zawierające informacje np. daty włożenia nowego wkładu, o zaobserwowanych zmianach wkładu, o miejscu pobrania próbki, itp.

Aby wpisać wiadomość trzeba się najpierw zalogować, a następnie nacisnąć ikonę  w oknie głównym w górnej belce.

Nacisnąć „wpisz wiadomość”. Wykorzystując klawiaturę wpisać wiadomość i zatwierdzić za pomocą przycisku . Wpisanej raz wiadomości nie można zmienić. Wpisane notatki można zobaczyć w rejestrze zdarzeń, symbolizowane są ikoną .

Więcej informacji, patrz *Rozdział 6.13*.

Rys. 19. Notatka użytkownika

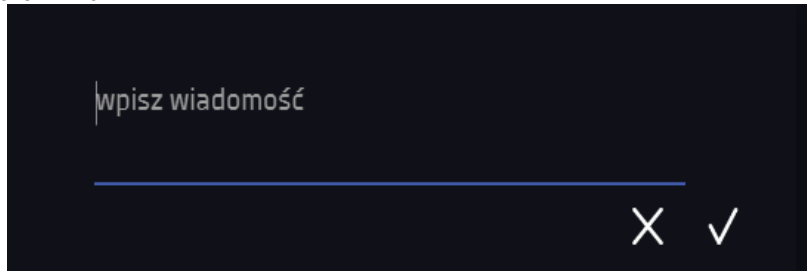

6.5.5. Pasek alarmowy (Alarm Bar)

Pasek alarmowy (Alarm Bar) jest szybką informacją wizualną o stanie urządzenia. Kolor paska alarmowego określa status urządzenia:



– niebieski - urządzenie pracuje prawidłowo



– czerwony i pulsująca czerwona ramka wokół ekranu – aktywny alarm

6.6. Quick Program


Quick Program umożliwia szybkie włączenie programu z pozycji ekranu głównego bez konieczności wchodzenia do menu




Quick Program posiada kilka cech które gwarantują jego nieprzerwane wykonywanie:

- nie można ustawić czasu trwania programu – czas ustawiony jest zawsze na nieskończoność,
- podczas awarii wyświetlacza program jest nadal wykonywany,
- po zaniku zasilania i ponownym uruchomieniu urządzenia program jest kontynuowany,
- aby zapobiec przypadkowemu zatrzymaniu programu z okna głównego usunięto przycisk STOP.


Rys. 20.

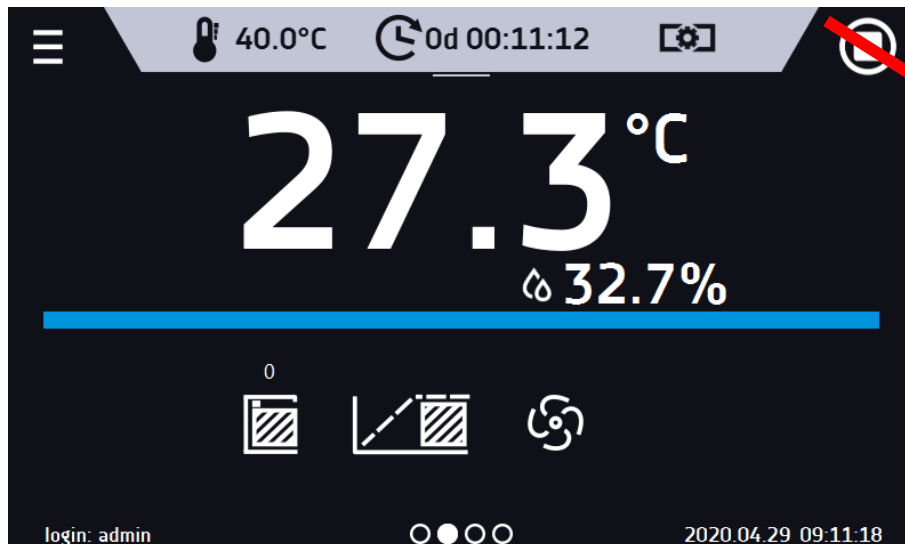


Aby przejść do **Quick Program** należy się zalogować (jeżeli żaden z użytkowników nie będzie zalogowany ikona przejścia do programu **QUICK** będzie nieaktywna (wyszarzona)), a następnie kliknąć ikonę  na ekranie głównym.

Klikając w odpowiednią ikonę ustawić:



-  temperaturę
-  wilgotność

Naciśnięcie przycisku  rozpoczyna pracę programu w trybie ciągłym (czas ustawiony na nieskończoność).

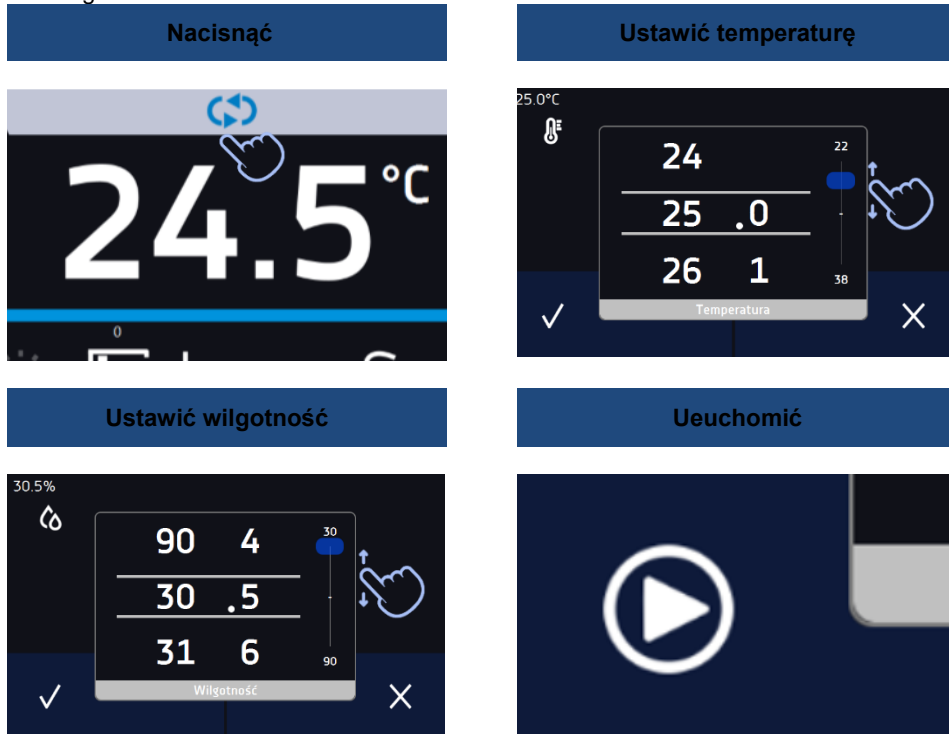Rys. 21. Quick Program - uruchomienie



Zatrzymanie **Quick Program** zostało specjalnie utrudnione (zapobiega to przed przypadkowym zatrzymaniem programu) – aby zatrzymać **Quick Program**, należy:

1. wejść do menu urządzenia ,
2. kliknąć w okno programy ,
3. przytrzymać przycisk STOP  przez 5 sekund.

Po skonfigurowaniu **Quick Program** pojawia się na liście programów. **Quick Program** jest domyślnie wyświetlany na samej górze listy. Ponadto nie można go usunąć i nie można go przypisać użytkownikowi typu User

Rys. 22. Quick Program na liście programów





W trybie edycji programu **Quick Program** można zmienić:

- ustawienie interwału rejestracji danych,
- ustawienie klasy zabezpieczenia.



Zabezpieczenie temperaturowe








Ustawiana jest najwyższa klasa zabezpieczenia dostępna dla urządzenia. Wartości zabezpieczeń zależą od temperatury zadanej:

- temperatury zadana $\leq 15^{\circ}\text{C}$: dolne zabezpieczenie = temperatura zadana $- 2^{\circ}\text{C}$, górne zabezpieczenie = 30°C
- temperatury zadana $> 15^{\circ}\text{C}$: dolne zabezpieczenie = temperatura zadana $- 5^{\circ}\text{C}$ (max 20°C), górne zabezpieczenie = temperatura zadana $+ 5^{\circ}\text{C}$ (min. 30°C)


Podczas trwania programu można zmienić parametry (temperatura, wilgotność) poprzez naciśnięcie ikony  lub . Przy kolejnym uruchomieniu **Quick Program** pamięta poprzednie ustawienia.

6.7. Programy

Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć  „programy”. W panelu programów można włączyć wybrany program, dodać nowy, edytować go, usunąć lub udostępnić innemu użytkownikowi oraz pobrać program z nośnika USB. Ilość programów, które można stworzyć zależy od limitu przydzielonego przez użytkownika typu **Super Admin**, uprawnienia i konfigurowanie typów kont (Super Admin, Admin, Użytkownik) więcej informacji patrz *Rozdział 6.15*.

-  Uruchomić zaznaczony program.
-  Zatrzymać program.
-  Dodać nowy program.
-  Edytować wybrany program.
-  Usunąć wybrany program.
-  Pobrać program z nośnika USB
-  Udostępnić zaznaczony program użytkownikowi typu 'user'

Rys. 23. Lista programów

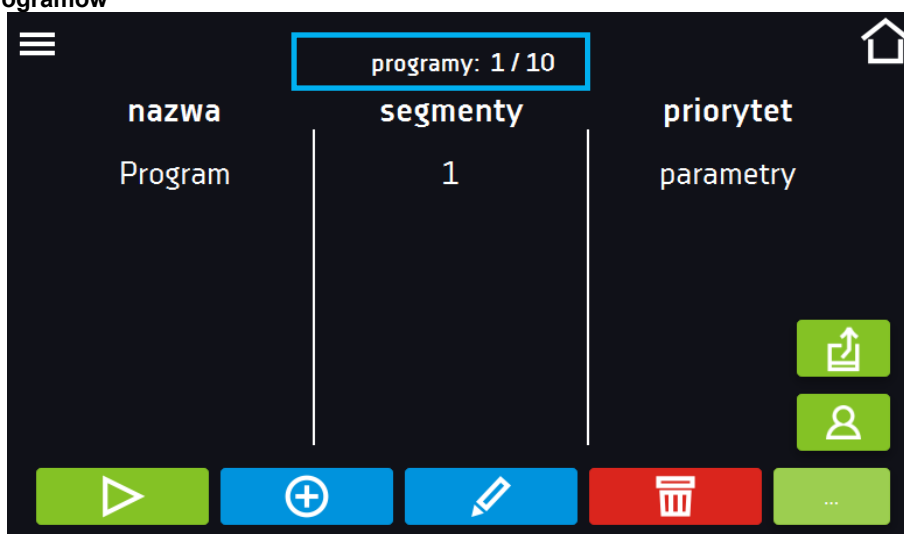


Informacja na temat ilości utworzonych programów / maksymalnej ilości programów, które można stworzyć dla jednego użytkownika typu „user” znajduje się w górnej części ekranu (programy: 1/10).


6.7.1. Tworzenie / edycja programu

Nacisnąć przycisk  lub , pojawi się panel z parametrami programu. W panelu można ustawić:

- **nazwę programu** – po kliknięciu pojawi się klawiatura umożliwiająca wprowadzenie nazwy programu,
- **liczbę segmentów** – maksymalnie 100 segmentów
- **interwał** – interwał zapisywania do rejestru danych (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h)
- **klasa zabezpieczenia** – więcej informacji patrz *Rozdział 6.7.5.*
- **temperatura zabezpieczenia** – zakres temperatur dla klasy zabezpieczenia, patrz *Rozdział 6.7.6.*
- **priorytet** – priorytet czasu lub parametrów, więcej informacji patrz *Rozdział 6.7.7.*
- **cykliczność** – liczba powtórzeń programu, więcej informacji patrz *Rozdział 6.7.8.*

Rys. 24. Parametry programu

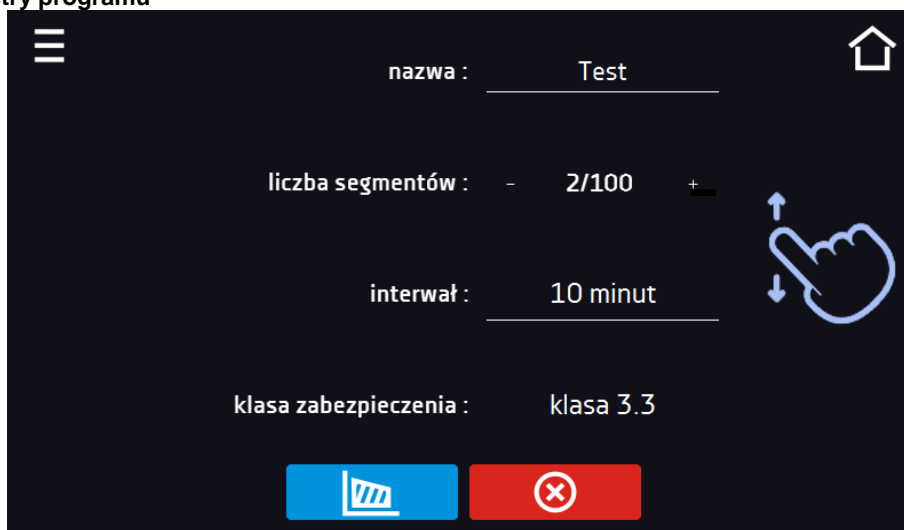

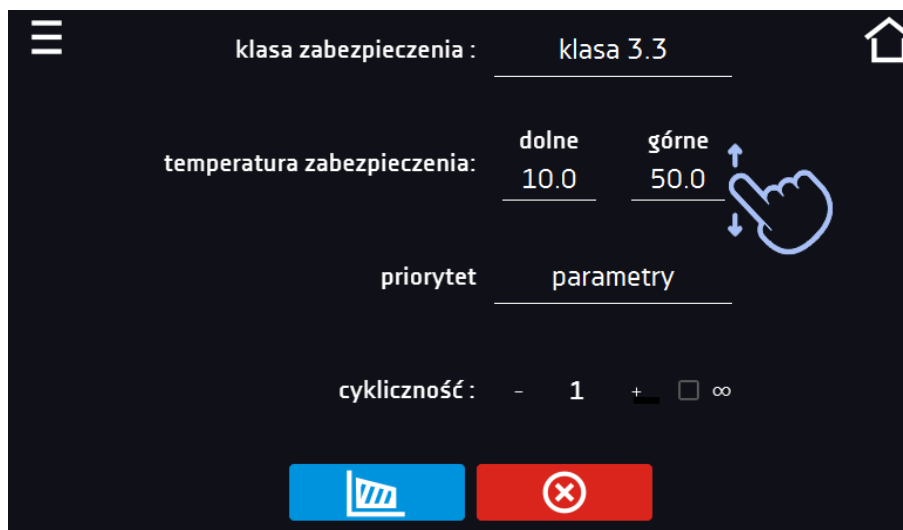

Anulować dodawanie lub edycję programu.



Przejsć do edycji segmentów programu



Przy większej liczbie parametrów okno można przewijać w górę i w dół.

6.7.2. Edycja segmentów

Dla każdego programu można ustawić maksymalnie 100-segmentowy profil czasowo-temperaturowo-wilgotnościowy pozwalający na stopniowe podwyższanie lub obniżanie temperatury inkubacji próbek. Może to np. uchronić próbkę od tzw. szoku termicznego. Przykład działania programu z zaprogramowanymi segmentami (priorytet: parametr):

Program 1

segment1: 30°C i 60% , czas 2 godziny (po osiągnięciu parametrów, są one utrzymywane przez 2 godziny)

segment2: 30°C i 70% , czas 2 godziny (po osiągnięciu parametrów, są one utrzymywane przez 2 godziny)

segment3: 40°C i 70% , czas 2 godziny (po osiągnięciu parametrów, są one utrzymywane przez 2 godziny)

segment4: 50°C i 80% , czas 2 godziny (po osiągnięciu parametrów, są one utrzymywane przez 2 godziny)

Po naciśnięciu przycisku , pojawi się pierwszy segment programu.

W tym oknie można ustawić następujące parametry:

- **temperatura** – temperatura zadana, którą urządzenie ma osiągnąć w tym segmencie, (nie może być niższa niż temperatura zabezpieczenia (podtemperaturowa) +2°C i wyższa niż temperatura zabezpieczenia (nadtemperaturowa) -2°C),
- **czas** – czas utrzymywania zadanej temperatury ([d hh:mm]) w dniach, godzinach i minutach, w ostatnim segmencie można wybrać pracę ciągłą ∞,
- **czas rampy** – czas osiągania zadanej temperatury ([d hh:mm]) określane w dniach, godzinach i minutach
- **wilgotność** – w %

Aktywna wartość jest podświetlona na niebiesko. Pozycja podświetlona na czerwono oznacza, że wartość jest poza zakresem i należy wprowadzić inną np. temperatura jest powyżej/poniżej zakresu pracy urządzenia lub temperatury zabezpieczenia.



Moc wentylatora ustawiona na 100% jest wartością ustawioną fabrycznie i nie ma możliwości jej zmiany.



Czas rampy - ustawienie krótkiego czasu nie przyspieszy osiągnięcia rampy, rampa zostanie jednak osiągnięta w możliwie najkrótszym czasie zależnym od zadanej temperatury, warunków otoczenia oraz możliwości układu chłodzenia lub nagrzewania w danym urządzeniu.

Parametry rampy są ustawione fabrycznie zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli istnieje konieczność ustawienia indywidualnych parametrów podczas osiągnięcia temperatury segmentu należy aktywować pole edycja rampy

edycja rampy i ustawić własne wartości.



Przy większej liczbie parametrów segmentu panel można przewijać w górę i w dół.

Rys. 25. Edycja segmentu programu

Navigation: <<< segment 1/2 >>>

temperatura [°C] 25.0

czas [d gg:mm] 0 12 : 00

wilgotność [%] 30.5 ✓

edycja rampy

czas [d gg:mm] 0 02 : 00


Nawigacja między: segmentami, parametrami programu oraz podsumowaniem odbywa się poprzez naciśnięcie na ikonę strzałki <<< >>>.



Jeżeli podczas edycji programu nastąpi automatyczne wyjście do okna głównego lub automatyczne wylogowanie, edytowany program nie zostanie utracony tylko zapisany jako wersja robocza (patrz niżej).


Po skonfigurowaniu wszystkich segmentów wyświetla się okno z klasą zabezpieczenia, Dla klasy 3.3 można ustawić temperaturę zabezpieczenia.

Rys. 26. Klasa zabezpieczenia 3.3.

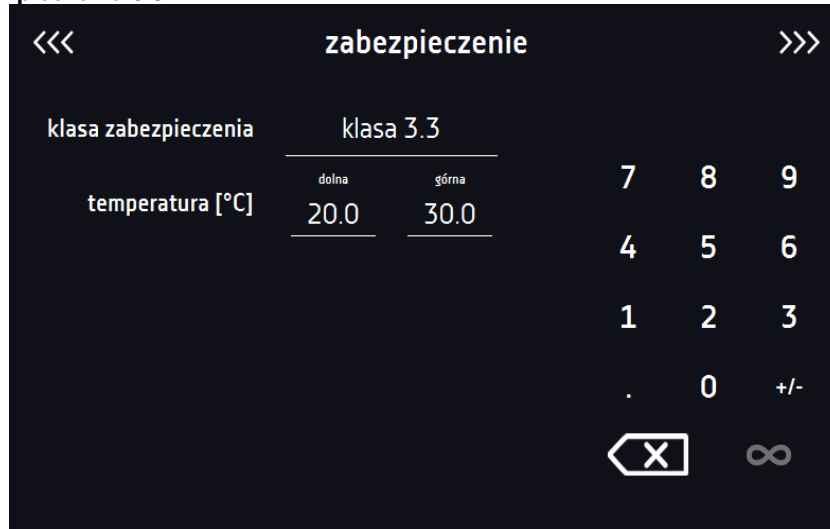

Po ponownym przejściu do edycji programu pojawia się informacja o możliwości kontynuowania zmian w ustawieniach programu.

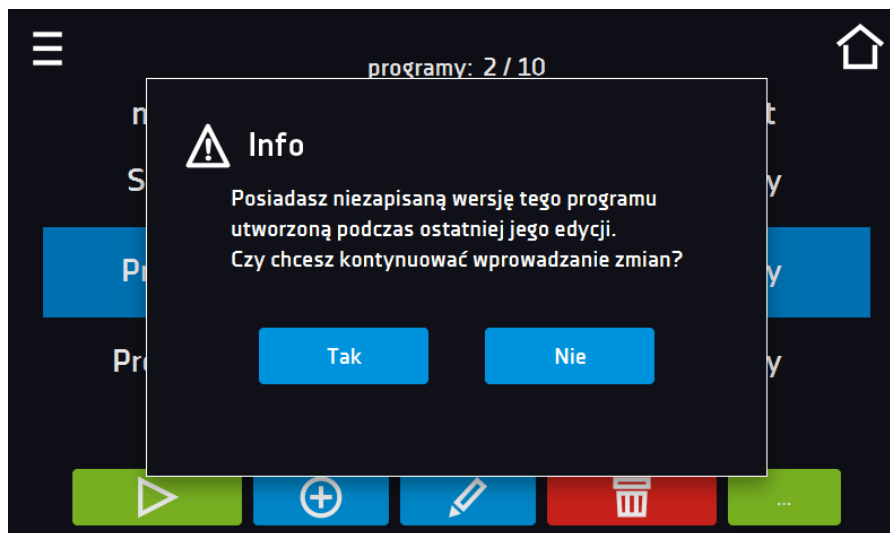

Rys. 27.




6.7.3. Fitotron FIT (opcja dla KKP 240)

Funkcja fitotron (FIT) umożliwia wykonanie np. symulacji dnia i nocy czyli czasu trwania oraz płynną regulację natężenia światła.

Wersja fitotronowa z panelami oświetleniowymi


Przed konfiguracją parametrów oświetlenia, należy włączyć panel oświetleniowy, który będzie używany i konfigurowany (dotyczy urządzeń z wersją FIT w postaci paneli oświetleniowych). Nacisnąć , a następnie .

Rys. 28. Przejście do włączania/wyłączania paneli oświetleniowych

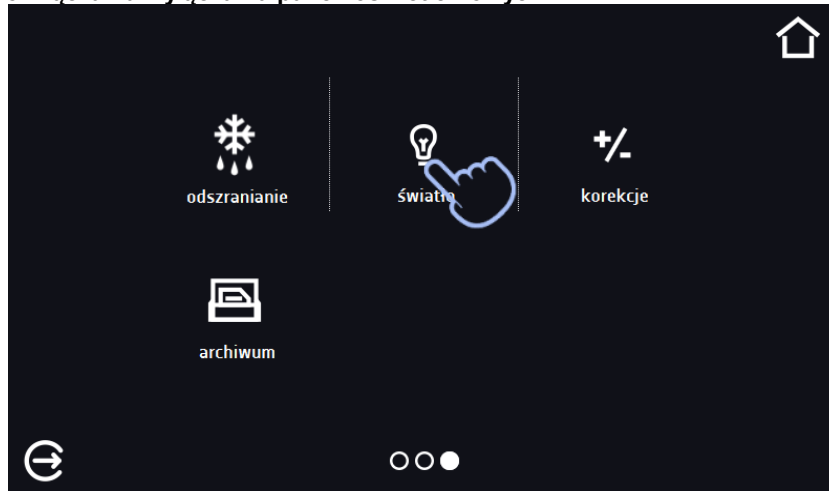

W zależności od wielkości urządzenia można w nim zamontować 1, 2 lub 3 panele oświetleniowe. W przypadku kilku paneli oświetleniowych nie ma konieczności używania wszystkich równocześnie. Aby uniknąć generowania alarmów związanych z panelami oświetleniowymi, które nie będą używane, należy zaznaczyć tylko te, które będą używane. Np., gdy panel oświetleniowy nie będzie używany i został wyjęty z urządzenia, należy go wyłączyć (odznaczyć pole obok numeru półki). Gdy panel oświetleniowy będzie używany i został włożony do urządzenia, należy go włączyć (oznaczyć pole obok numeru półki).

Rys. 29. Włączanie / wyłączenie panelu oświetleniowego

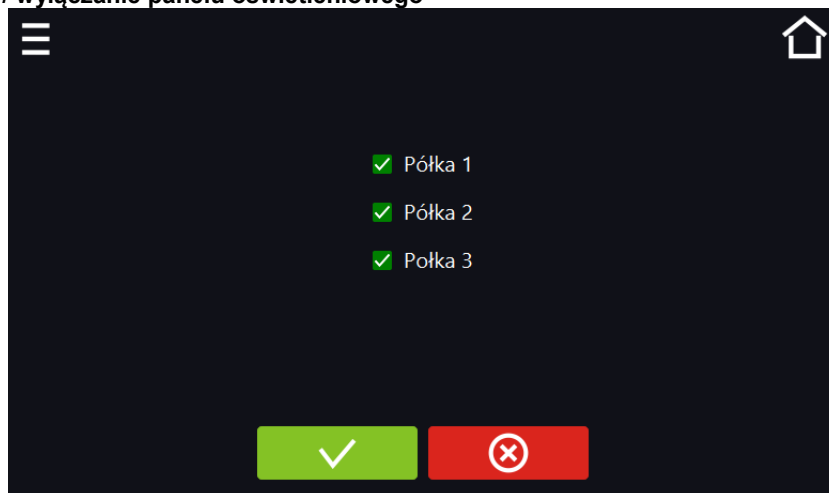

Zatwierdzić zmiany




Anulować wprowadzone zmiany

6.7.3.1. Urządzenia z wieloma niezależnie sterowanymi strefami świetlnym (opcja)

Wersja fitotronowa z panelami oświetleniowymi może być wyposażona w opcję (dodatkowo płatna) pozwalającą na niezależne sterowanie każdym panelem oświetleniowym. Aby ustawić natężenie światła w każdym panelu z osobna, należy:

1. Kliknąć ikonę żarówki, aby w osobnym oknie ustawić światło dla każdego panelu oświetleniowego.
2. Aby włączyć światło w segmencie należy zaznaczyć pole wyboru, a następnie ustawić wartość natężenia dla każdego włączonego panelu.

Rys. 30. Włączenie światła

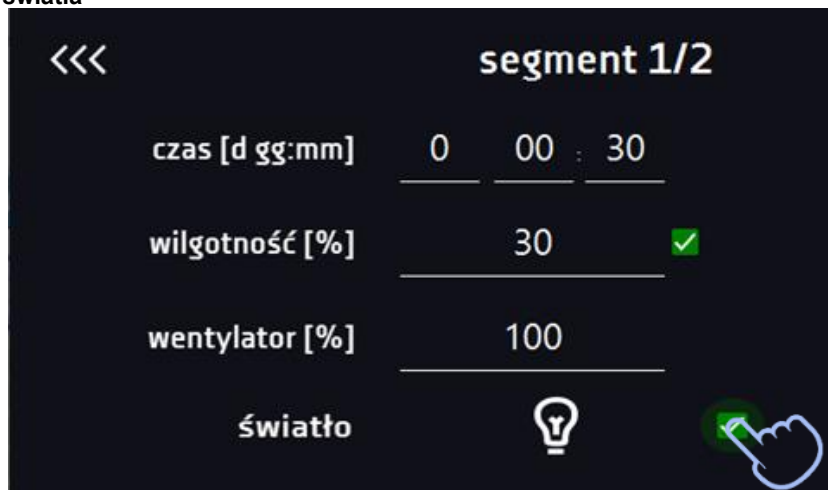

Rys. 31. Ustawienie natężenia światła w aktywnych panelach



Potwierdzić i zapisać zmiany.




Anulować wprowadzone zmiany w segmentach i przejść do parametrów programu.

6.7.4. Podsumowanie segmentu

Na panelu podsumowania widoczne są wszystkie segmenty wraz z wprowadzonymi parametrami:

- numer segmentu
- temperatura, wilgotność, czas trwania i czas osiągnięcia temperatury (rampa) docelowej danego segmentu

Rys. 32. Podsumowanie segmentu

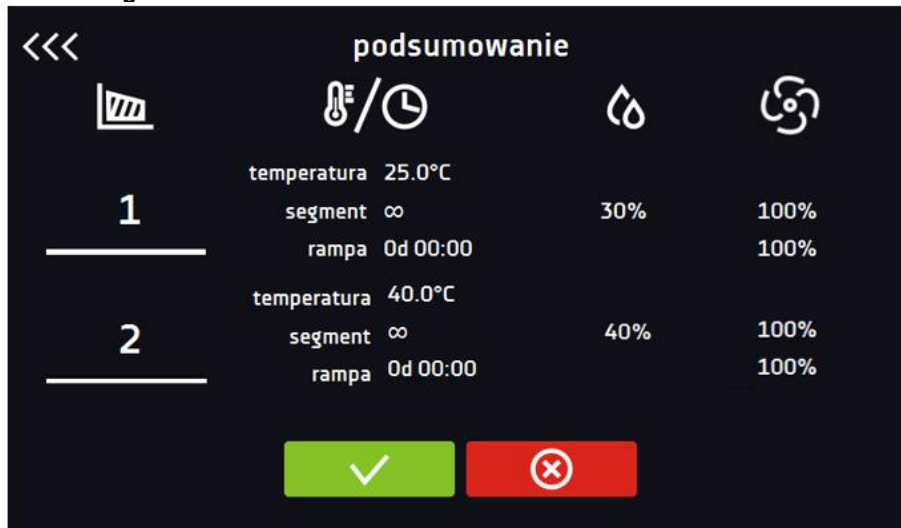

Potwierdzić i zapisać zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany w segmentach i przejść do parametrów programu.




Przy większej liczbie parametrów segmentu panel można przewijać w górę i w dół.

6.7.5. Klasa zabezpieczenia

Urządzenie fabrycznie wyposażone jest w ochronę wkładu – zabezpieczenie temperaturowe, które realizowane jest na podstawie wartości temperatury mierzonej przez niezależny, drugi czujnik temperatury tzw. czujnik zabezpieczenia. Ochrona wkładu ma na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem lub spadkiem temperatury. W momencie zadziałania, przekaźnik rozłącza obwód zasilania grzania / chłodzenia.

Rys. 33. Potwierdzenie alarmu zabezpieczenia

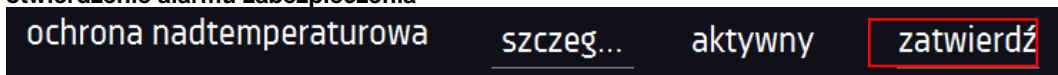

Klasa 3.3 wg. DIN 12880 – ochrona nadtemperaturowa i podtemperaturowa – połączenie klas 3.1 i 3.2. - użytkownik sam programuje temperatury zabezpieczeń (dolną i górną) i w momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekroczona, zasilanie grzałek lub kompresora zostaje wyłączone. Gdy temperatura wróci do dozwolonego zakresu, urządzenie wznawia pracę.

Temperatura zadana w segmencie nie może być większa od górnej temperatury zabezpieczenia minus 2°C np. górna temperatura zabezpieczenia: 50° maksymalna temperatura zadana w segmencie jaką można zadać to 48°C.

6.7.6. Temperatura zabezpieczenia

Wartość temperatury zabezpieczenia dla klas zabezpieczenia 3.3 wynosi:

- temperatura zabezpieczenia dolnego: maksimum +20°C
- temperatura zabezpieczenia górnego: minimum +30°C

6.7.7. Priorytet

Urządzenie może pracować z priorytetem:

Parametrów:

Program bez rampy – czas segmentu jest odliczany w momencie osiągnięcia zadanej temperatury i wilgotności.

Program z rampą – najpierw odliczany jest czas rampy, następnie czas segmentu w momencie osiągnięcia zadanej temperatury i wilgotności. Niezależnie od tego czy cały czas rampy upłynął.



Jeżeli został dobrany zbyt krótki czas osiągnięcia i urządzenie nie zdołało osiągnąć zadanej temperatury i wilgotności w wyznaczonym czasie, czas osiągnięcia zostanie przekroczony, a rozpoczęcie odliczania czasu segmentu nastąpi w momencie osiągnięcia zadanej temperatury i wilgotności.

Czasu:

Program bez rampy – odliczanie czasu segmentu w momencie uruchomienia programu, niezależnie od tego czy zadana temperatura i wilgotność zostały osiągnięte.

Program z rampą – odliczanie czasu rampy, a następnie odliczanie czasu segmentu. Niezależnie od tego czy zadana temperatura i wilgotność zostały osiągnięte.



Jeżeli został dobrany zbyt krótki czas osiągnięcia i urządzenie nie zdołało osiągnąć zadanej temperatury i wilgotności w wyznaczonym czasie, odliczanie czasu segmentu rozpocznie się przed osiągnięciem temperatury zadanej. Tym samym faktyczny czas utrzymania zadanej temperatury i wilgotności ulegnie skróceniu.

6.7.8. Cykliczność

Opcja ta jest dostępna jeżeli liczba segmentów jest równa 2 lub więcej (maksymalnie 100). Po zakończeniu wykonywania ostatniego segmentu urządzenie rozpoczyna ponownie wykonywać program od pierwszego segmentu. Można zdefiniować czy program powinien zostać zrealizowany raz (cykliczność: 1) czy wielokrotnie (cykliczność: 2 do 255). Można również ustawić ciągłe realizowanie programu wybierając „∞”. Jeśli czas ostatniego segmentu zostanie ustawiony na nieskończoność, to zostanie on potraktowany jako nieskończony dopiero w ostatnim cyklu. W pozostałych cyklach zostanie potraktowany jako 0.

Przykład:

cykliczność 3

segment1: temp. 20°C, wilg. 60%, czas 2 h

segment2: temp. 30°C, wilg. 70%, czas 2 h




segment3: temp. 50°C, wilg. 80%, czas „∞”

Urządzenie zrealizuje kolejno segment1 i segment2 trzykrotnie, a następnie przejdzie do segmentu3, który będzie realizowany w nieskończoność.


6.8. Uruchomienie programu

Stworzony program można uruchomić na dwa sposoby.


6.8.1. Pierwszy sposób



- Nacisnąć ikonę *Menu główne* , a następnie nacisnąć .
- Zaznaczyć program, który ma zostać włączony i nacisnąć przycisk „Start” .

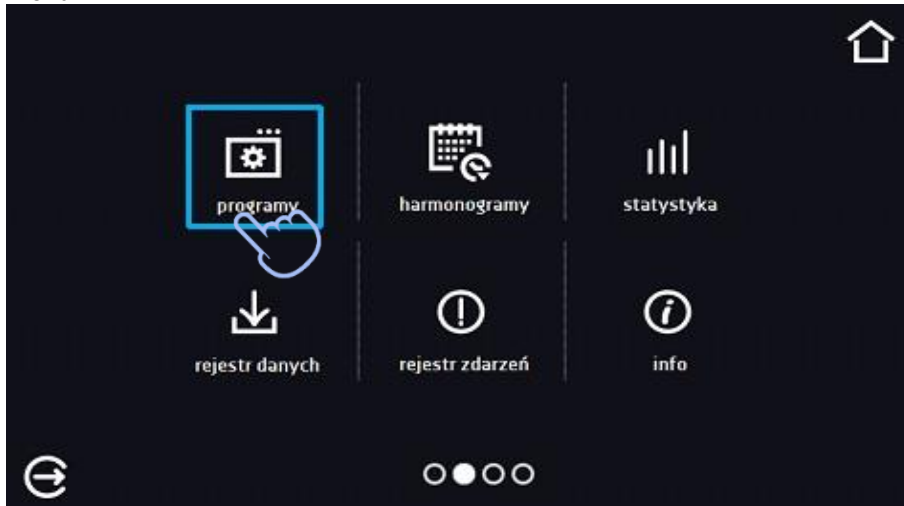Rys. 34. Główne menu

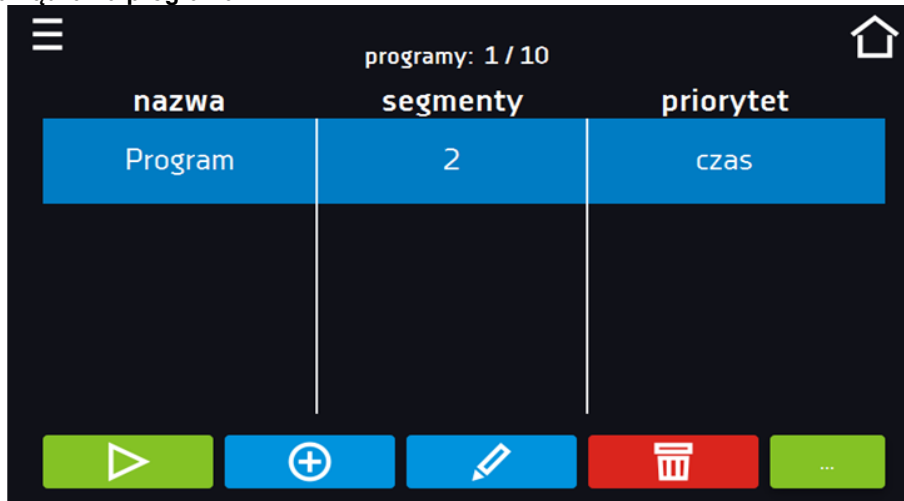

Rys. 35. Menu zarządzania programami




Jeżeli program jest uruchomiony przy nazwie programu na liście pojawia się symbol . Symbol  oznacza, że program był edytowany, ale nie zostały potwierdzone zmiany.

Rys. 36. Lista programów z zaznaczonym statusem

| nazwa | segmenty | priorytet |
|------------|----------|-----------|
| SMART | - | parametry |
| ▶ Program1 | 1 | parametry |
| ✎ Program2 | 1 | parametry |

6.8.2. Drugi sposób

- W panelu głównym nacisnąć na ikonkę  w prawym górnym rogu.
- W górnym lewym rogu nacisnąć „PROGRAM”
- Wybrać program, który ma zostać uruchomiony i uruchomić go przy pomocy jednej z dwóch opcji:




Natychmiastowy start programu




Zaplanowany start według ustawionej daty i godziny.


Rys. 37. Główne okno

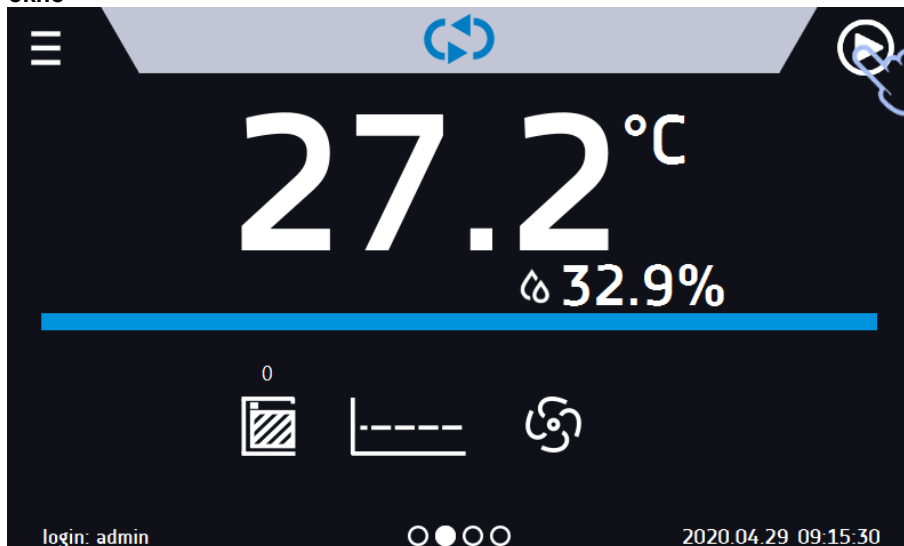

Rys. 38. Wybór programu

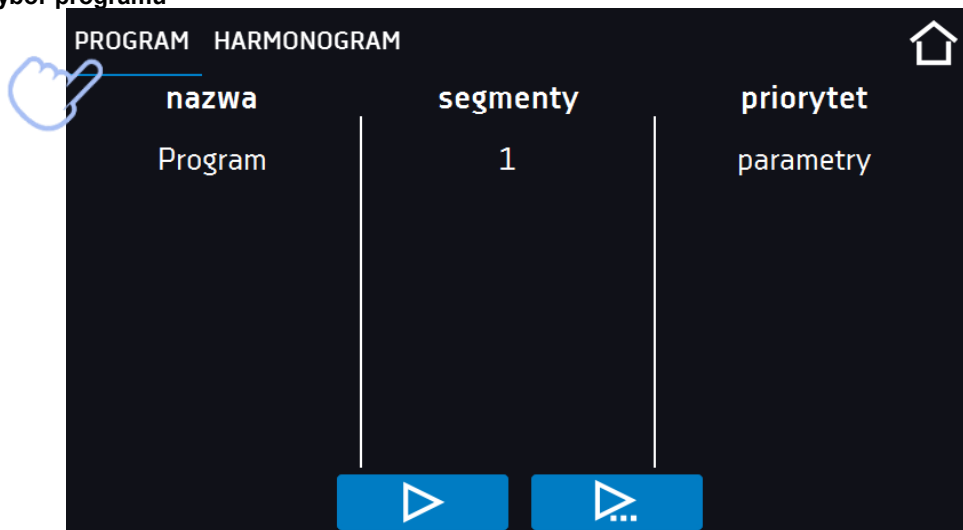

Możliwy jest start zwłoczny programu ze wsteczną datą (maksymalnie 7 dni wstecz). Jest to wykonalne dla programów z priorytetem czasu. Segmenty programu, które miałyby trwać łącznie okres czasu od wstecznej daty do aktualnej zostaną pominięte.

Jeżeli program jest uruchomiony obok nazwy programu na liście pojawia się symbol 

6.9. Szybka zmiana parametrów (Quick Change)




Nie można dokonywać szybkiej zmiany (czasu/temperatury) w uruchomionym programie należącym do innego użytkownika. Informacje o właścicielu programu można znaleźć na panelu informacyjnym (dolny lewy róg).



Jeżeli w programie został uwzględniony czas rampy, wówczas szybka zmiana parametrów będzie miała miejsce od razu podczas osiągnięcia temperatury.


6.9.1. Szybka zmiana zadanej temperatury

Podczas pracy programu, aby szybko zmienić wartość zadanej temperatury należy nacisnąć ikonę  w oknie głównym.


Wartość temperatury należy wybrać poprzez przesunięcie listy w górę lub w dół. Nacisnąć  i potwierdzić zmianę.

Temperatura nie może być wyższa niż górna temperatura zabezpieczenia -2°C oraz niższa niż dolna temperatura zabezpieczenia +2°C.

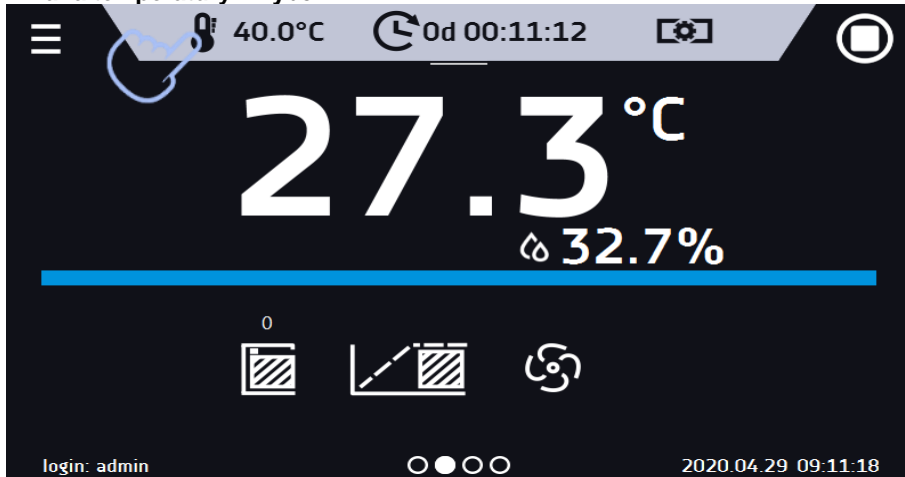

Rys. 39. Szybka zmiana temperatury - wybór

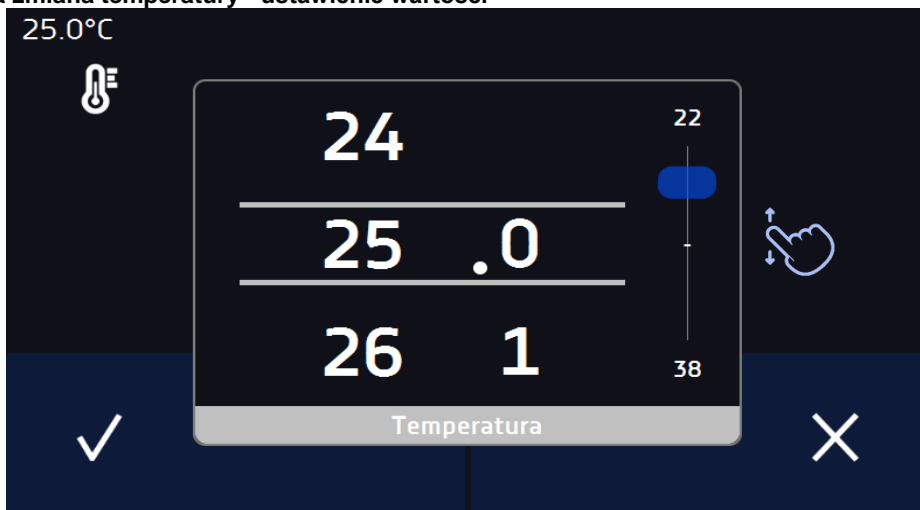


Rys. 40. Szybka zmiana temperatury - ustawienie wartości




6.9.2. Szybka zmiana ustawionej wilgotności

Podczas pracy programu, aby szybko zmienić wartość ustawionej wilgotności należy nacisnąć ikonę  w oknie głównym. Wartość wilgotności należy wybrać poprzez przesunięcie listy w górę lub w dół. Nacisnąć  i potwierdzić zmianę.

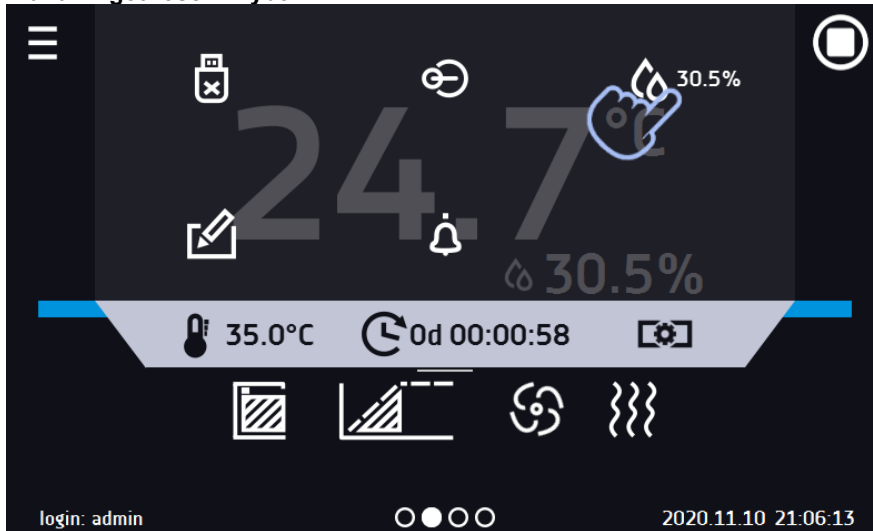


Rys. 41. Szybka zmiana wilgotności - wybór

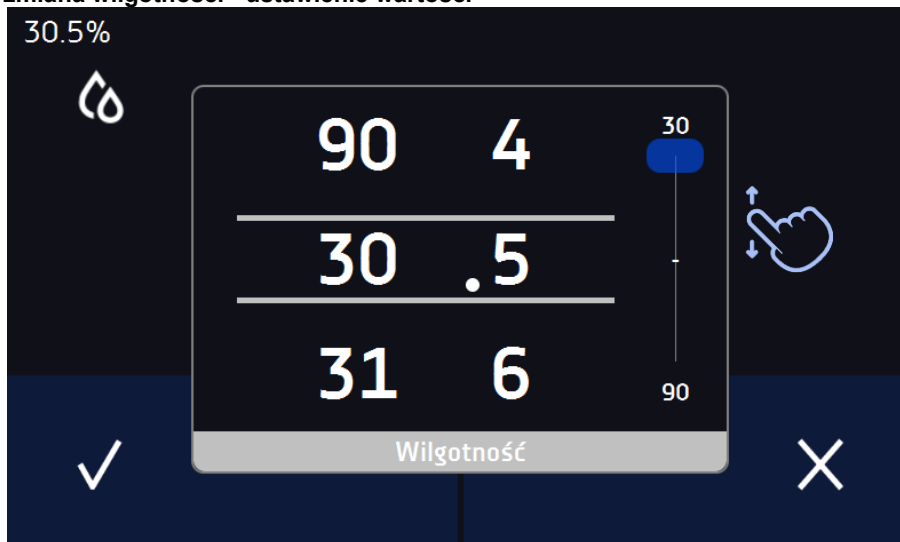

Rys. 42. Szybka zmiana wilgotności - ustawienie wartości



6.9.3. Szybka zmiana ustawionego czasu

Podczas pracy programu - aby szybko zmienić ustawiony w segmencie czas należy nacisnąć ikonę  w głównym oknie, a następnie wybrać ilość dni, godzin i minut poprzez przesunięcie listy w górę lub w dół. Nacisnąć  i potwierdzić zmianę. Aby ustawić pracę ciągłą nacisnąć .


Aby zmienić sposób wyświetlania czasu nacisnąć:




– wyświetla się czas jaki upłynął



– wyświetla się czas jaki pozostał

Zmiana sposobu wyświetlania czasu nie wymaga zatwierdzenia przyciskiem .

Rys. 43. Szybka zmiana zadanego czasu - wybór

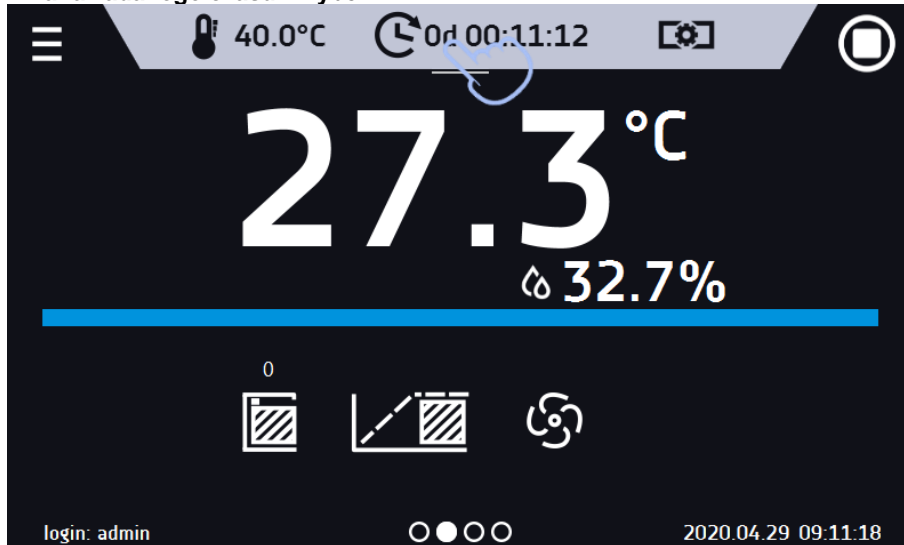

Rys. 44. Szybka zmiana zadanego czasu ustawienie wartości



6.10. Harmonogramy


Opcja pozwala na tworzenie listy programów, które mają być realizowane w zadanym czasie. Można utworzyć kilka niezależnych harmonogramów. Okno Harmonogramy zawiera listę wszystkich utworzonych harmonogramów zalogowanego Użytkownika.



Przed rozpoczęciem tworzenia harmonogramu, należy utworzyć programy, które mają się w nim znaleźć.

Na górnej części ekranu znajduje się informacja o ilości utworzonych harmonogramów / maksymalnej ilości harmonogramów do utworzenia (1/10)

Rys. 45. Lista harmonogramów

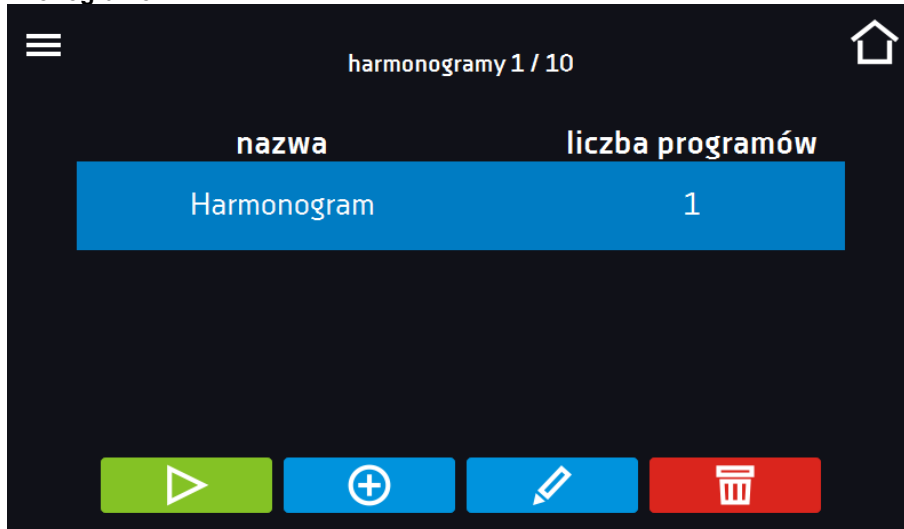

Uruchomić harmonogram



Zatrzymać harmonogram



Dodać harmonogram





Edytować harmonogram









Usunąć harmonogram

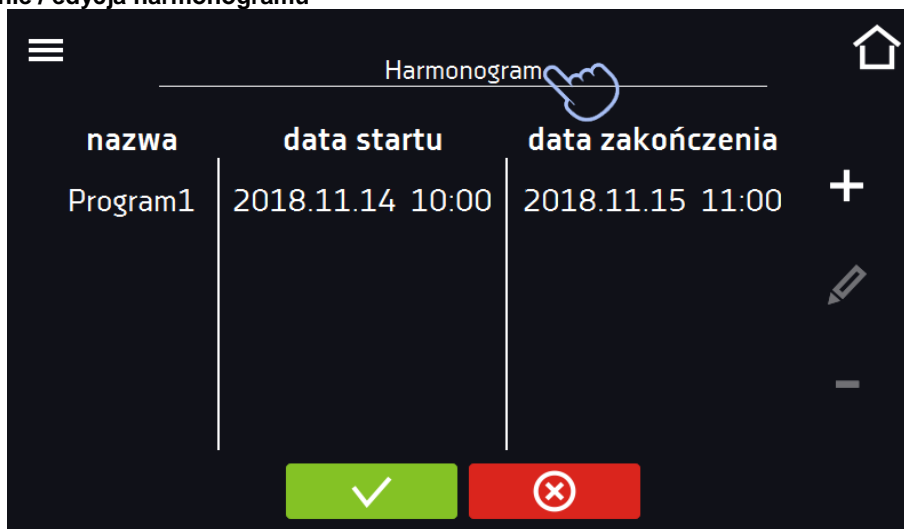

6.10.1. Tworzenie / edycja harmonogramu

Aby utworzyć / edytować harmonogram należy nacisnąć przycisk  lub . Na ekranie pojawi się panel z parametrami harmonogramu. Nacisnąć „Harmonogram” i za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę harmonogramu. Harmonogram może składać się z maksymalnie 10 programów.


Rys. 46. Tworzenie / edycja harmonogramu



-  Dodać nowy program do kolejki (program musi być wcześniej utworzony)
-  Edytować i dokonać zmiany w zaznaczonej pozycji
-  Usunąć z listy zaznaczoną pozycję
-  Zapisać harmonogram
-  Anulować wprowadzone zmiany


Po naciśnięciu  lub  wyświetla się okno pozwalające na wybranie programu oraz daty i godziny jego rozpoczęcia i zakończenia.


Rys. 47. Dodawanie programu do Harmonogramu

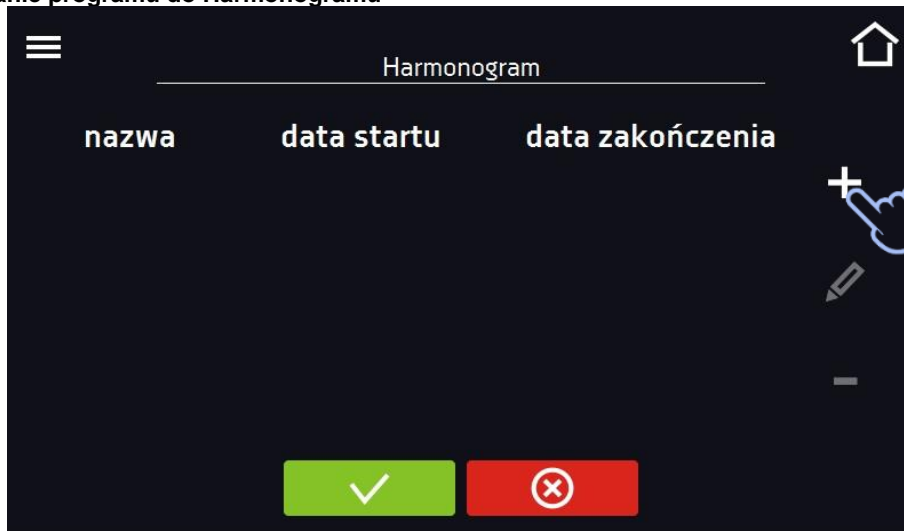


Wybrać program z rozwijanej listy – nacisnąć na pole obok napisu „program”. Dla wybranego programu wyświetlone zostaną informacje o wybranym programie: liczba segmentów, liczba cykli, priorytet, ochrona temperaturowa, górne zabezpieczenie, dolne zabezpieczenie. Jest to tylko podgląd parametrów - w tym oknie nie ma możliwości ich zmiany.

Rys. 48. Wybór programu

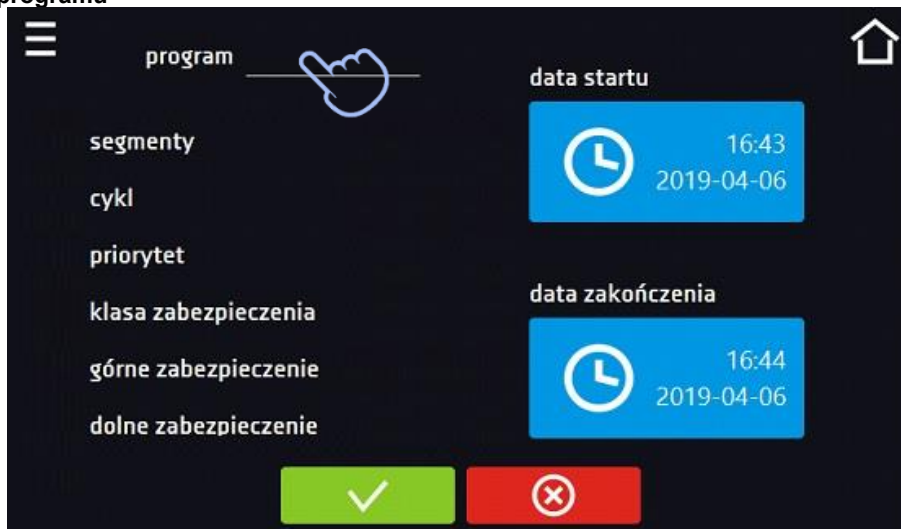


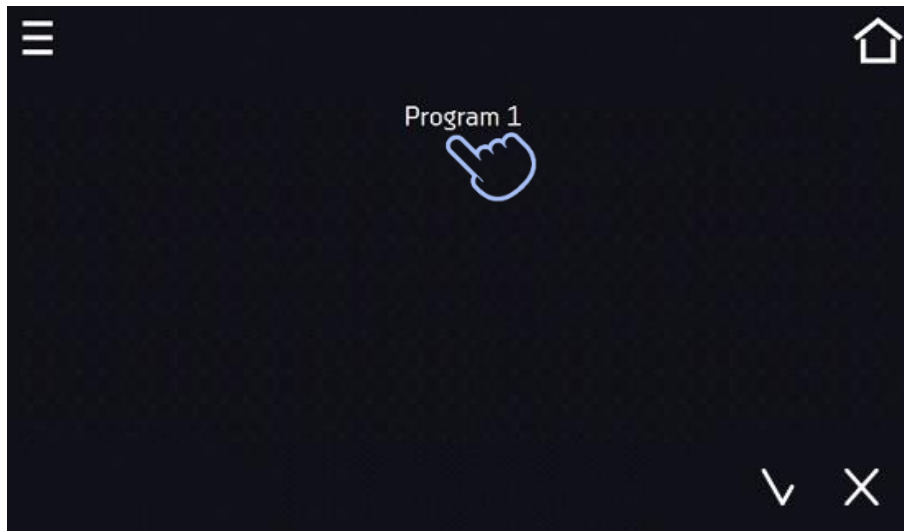


Rys. 49. Informacje o programie

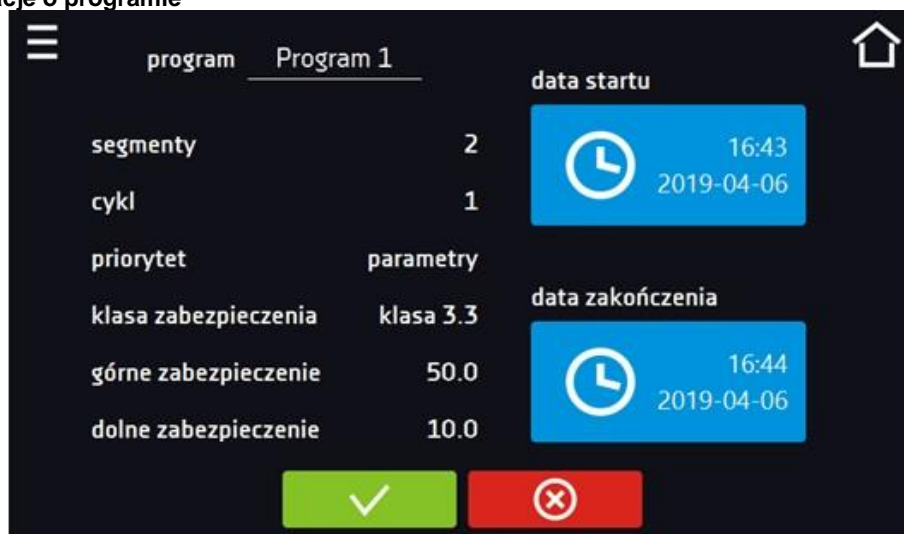

Nacisnąć pole „data startu”, a następnie ustawić datę i godzinę rozpoczęcia programu.

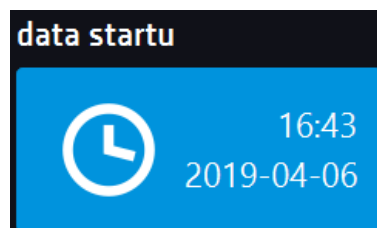

Nacisnąć pole „data zakończenia”, a następnie ustawić datę i godzinę zakończenia programu.

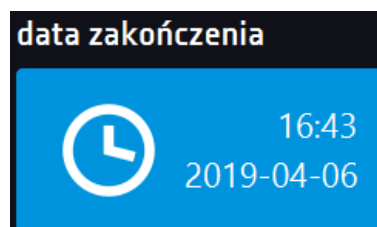

Do harmonogramu można przypisać więcej niż jeden program. Maksymalnie można stworzyć do 10 harmonogramów.

Podczas tworzenia harmonogramu należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

- czas rozpoczęcia pierwszego programu na liście nie może być wcześniejszy niż aktualna data i godzina,
- czas rozpoczęcia kolejnego programu na liście nie może być wcześniejszy niż czas zakończenia poprzedniego programu,
- czas zakończenia programu nie może być późniejszy niż czas rozpoczęcia następnego programu,
- czas zakończenia kolejnego programu nie musi się pokrywać z czasem rozpoczęcia następnego, może między nimi występować przerwa,
- jeśli program nie zostanie zrealizowany w całości (z powodu ustawienia zbyt krótkiego czasu w harmonogramie), zostanie przerwany.



Przy dobieraniu przedziałów czasowych należy zastanowić się czy są wystarczająco długie, aby wybrany program mógł zostać zrealizowany. Na czas trwania programu mogą mieć wpływ: warunki otoczenia, wsad, program wykonywany bezpośrednio przed nim.


6.10.2. Uruchomienie harmonogramu

Harmonogram można uruchomić na dwa sposoby:


6.10.2.1. Pierwszy sposób

- Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć ikonę „harmonogramy”.
- Następnie zaznaczyć harmonogram, który ma być włączony i nacisnąć przycisk start.

Rys. 50. Główne menu

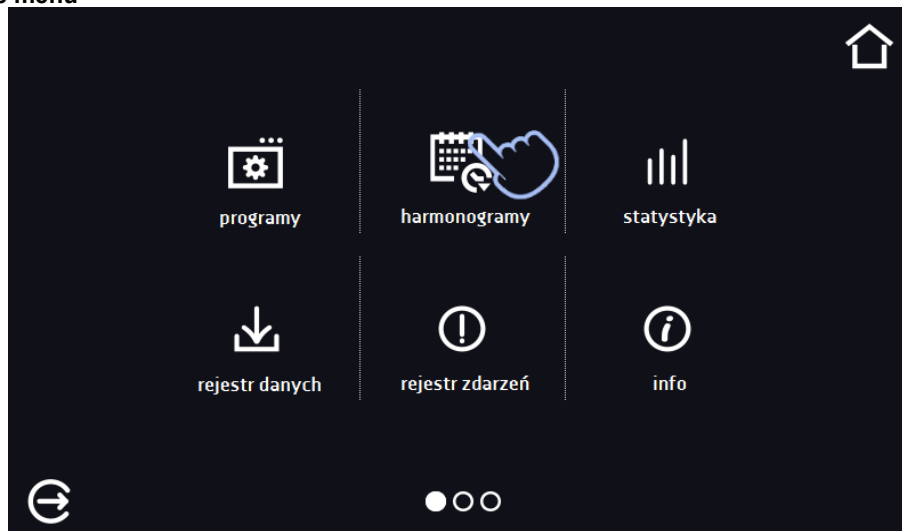

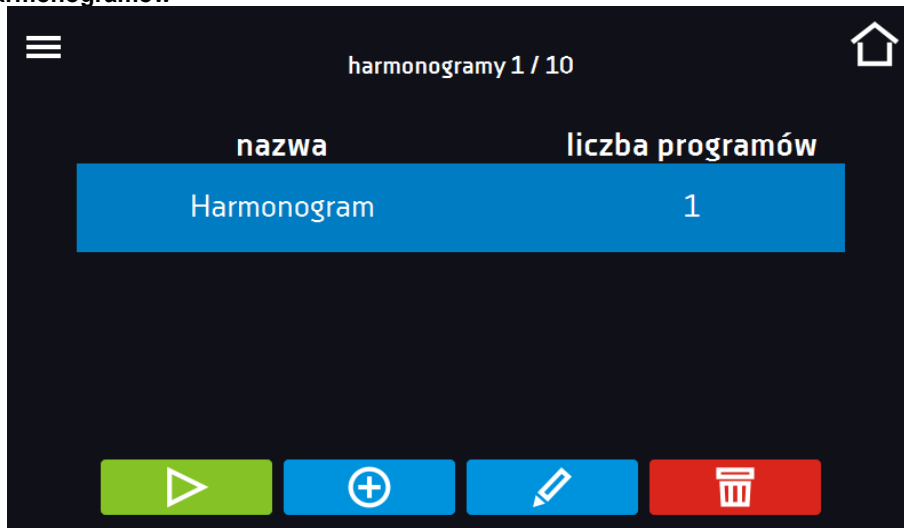

Rys. 51. Lista harmonogramów



Uruchomić harmonogram


6.10.2.2. Drugi sposób

- W głównym oknie nacisnąć ikonę , następnie nacisnąć napis HARMONOGRAM. Wyświetli się okno wyboru harmonogramu.
- Następnie zaznaczyć harmonogram, który ma być włączony i nacisnąć przycisk .




Należy pamiętać o tym, że nie można uruchomić harmonogramu, w którym wszystkie pozycje dotyczą czasu przeszłego.

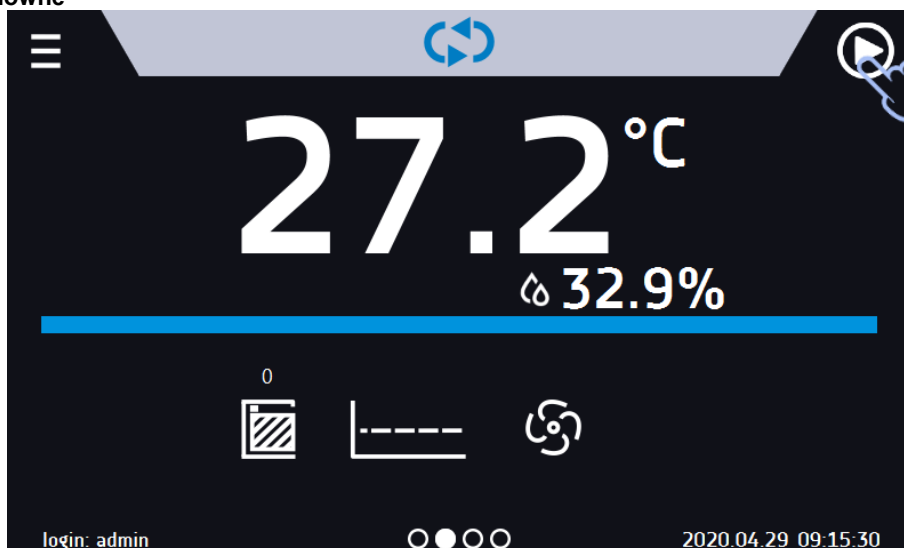

Rys. 52. Okno główne

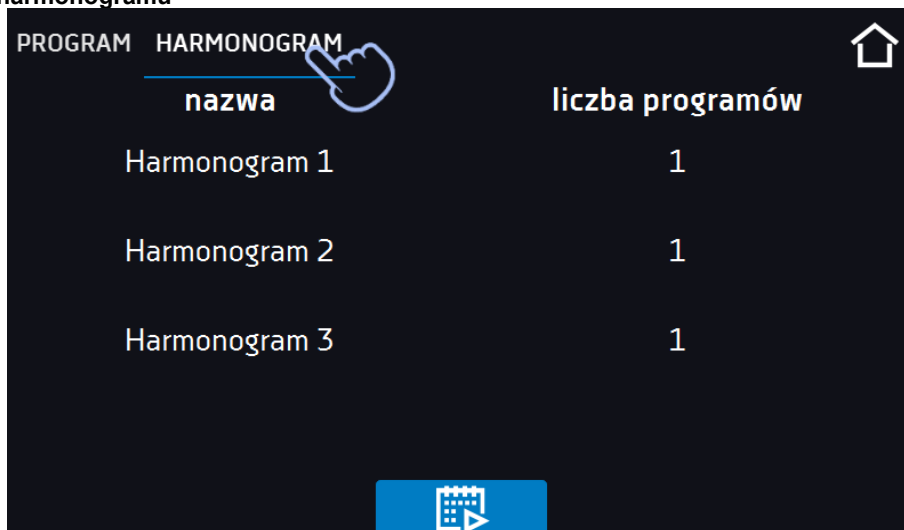

Rys. 53. Wybór harmonogramu



6.11. Statystyka


Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym panelu wyświetlane są statystyki dotyczące aktualnie uruchomionego programu lub programu, który się zakończył. Statystyka liczona jest oddzielnie dla każdego segmentu i oddzielnie dla każdego cyklu. Rozpoczęcie rejestracji danych do obliczeń następuje po 30 sekundach od osiągnięcia temperatury zadanej w segmencie. Kolejne dane rejestrowane są co 1 minutę. W ramach statystyki dostępne są następujące informacje:

- **temperatura zadana [°C]** – temperatura zadana w segmencie,
- **temperatura min [°C]** – najniższa zarejestrowana temperatura,
- **temperatura max [°C]** – najwyższa zarejestrowana temperatura,
- **temperatura średnia [°C]** – temperatura średnia,
- **wilgotność zadana [%]** – wilgotność zadana w segmencie,
- **wilgotność min [%]** – najniższa zarejestrowana wilgotność,
- **wilgotność max [%]** – najwyższa zarejestrowana wilgotność,
- **wilgotność średnia [%]** – wilgotność średnia,
- **segment** – status segmentu:
 - **w trakcie** – aktualnie wykonywany segment (dane są na bieżąco aktualizowane),
 - **zakończony** – segment został zakończony,
 - **przerwany** – segment został przerwany przez użytkownika przed upływem zadanego czasu,
- **segment 1/2** – numer aktualnie przeglądanej segmentu / numer aktualnie wykonywanego lub zakończonego segmentu. Nawigacja pomiędzy segmentami odbywa się przez przeciągnięcie palcem w górę lub w dół.
- **cykl 1/1** – numer aktualnie przeglądanej cyklu / numer aktualnie wykonywanego lub zakończonego cyklu. Nawigacja pomiędzy segmentami odbywa się przez przeciągnięcie palcem w lewo lub w prawo.





Nie można przeglądać danych z segmentu / cyklu, który jeszcze się nie rozpoczął.

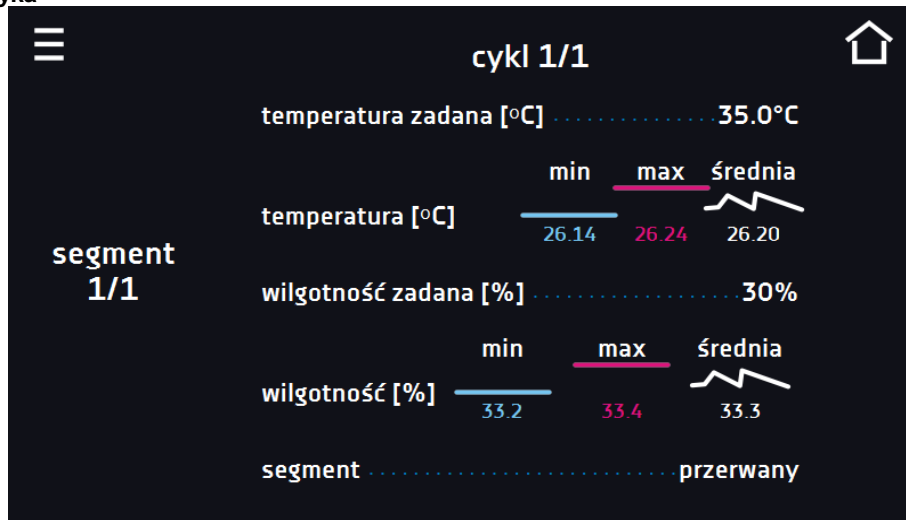Rys. 54. Statystyka





6.12. Rejestr danych

Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Okno rejestru zawiera informacje:

- data i czas zarejestrowanej wartości [data],
- wartość temperatury zmierzonej czujnikiem wbudowanym w urządzeniu [temp.]
- wartość wilgotności w % zmierzonej czujnikiem wilgotności wbudowanym w urządzeniu [wil.]
- status urządzenia





Użytkownik ma do dyspozycji 10 000 próbek przechowywanych maksymalnie 12 miesięcy. Jeżeli wszystkie komórki pamięci są wypełnione nadpisywane są komórki najstarsze. Dane pojawiają się w tabeli w kolejności ich dodawania, a nie w porządku chronologicznym wg. daty. Ostatnio dodany zapis znajduje się na samej górze. wybranej kolumny, w tym celu należy kliknąć nagłówek kolumny. Próbki rejestrowane są tylko jeżeli program jest uruchomiony. Częstotliwość rejestracji zależy od ustawień parametrów programu.

 Podczas otwierania rejestru danych pobierane są wszystkie dane. Jeżeli pobieranie danych zostanie przerwane przez użytkownika, aby kontynuować pobieranie danych należy nacisnąć .

Rys. 55. Rejestr danych

283/10000

| data | temp. | wil. | status |
|------------------|-------|-------|------------|
| 2020.11.11 08:22 | 24.65 | 27.4% | ust. temp. |
| 2020.11.11 08:12 | 24.65 | 27.5% | ust. temp. |
| 2020.11.11 08:02 | 24.65 | 27.6% | ust. temp. |
| 2020.11.11 07:52 | 24.65 | 27.6% | ust. temp. |
| 2020.11.11 07:42 | 24.65 | 27.7% | ust. temp. |
| 2020.11.11 07:32 | 24.65 | 27.9% | ust. temp. |
| 2020.11.11 07:22 | 24.65 | 27.7% | ust. temp. |
| 2020.11.11 07:12 | 24.65 | 28.0% | ust. temp. |

Buttons:    



Nacisnąć, aby kontynuować pobieranie danych.



Zapisać dane na pendrive. Dostępne są pliki typu .csv – rozdzielany średnikami otwieranie za pomocą np. arkusza kalkulacyjnego, .plx – otwieranie aplikacją Lab Desk



Przed wyjęciem pendrive'a z gniazda USB należy go odmontować, patrz *Rozdział 5.4.*)




Wyświetlić dane w postaci wykresu, patrz *Rozdział 6.12.1.*




Usunąć dane. Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą usuwać wszystkie dane, również te zarejestrowane przez innych użytkowników.

Jeżeli danych jest dużo, na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu:

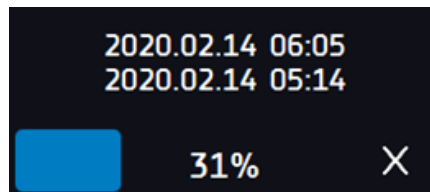


Rys. 56. Usuwanie danych

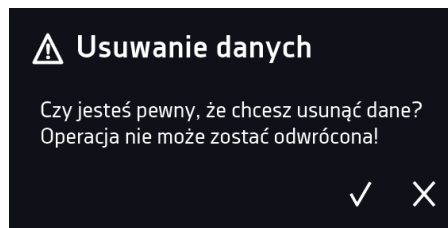

6.12.1. Wykres

Z zapamiętanych w rejestrze danych można wygenerować wykres. Czas, w którym otwiera się wykres zależy od ilości zapisanych próbek (danych). Jeżeli urządzenie wyposażone jest w czujniki dodatkowe, należy najpierw dwukrotnie nacisnąć wybrany wykres.

Rys. 57. Wykres temperatury

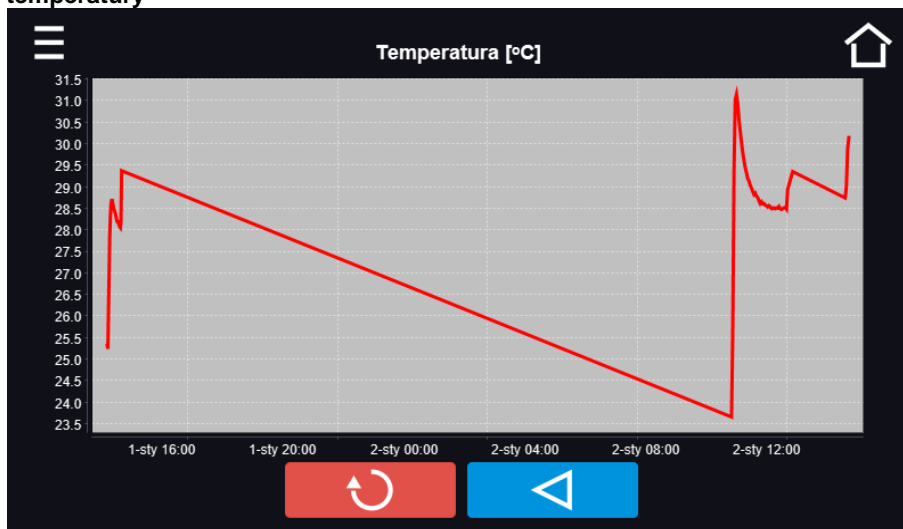

Powrócić do wyświetlenia całego wykresu (cofnięcie wszystkich powiększeń)/powrót do listy wykresów.



Powrócić do Rejestru danych

Rys. 58. Wykres wilgotności




Powrócić do wyświetlenia całego wykresu (cofnięcie wszystkich powiększeń)/powrót do listy wykresów.



Powrócić do Rejestru danych

Rys. 59. Wykres temperatury i wilgotności

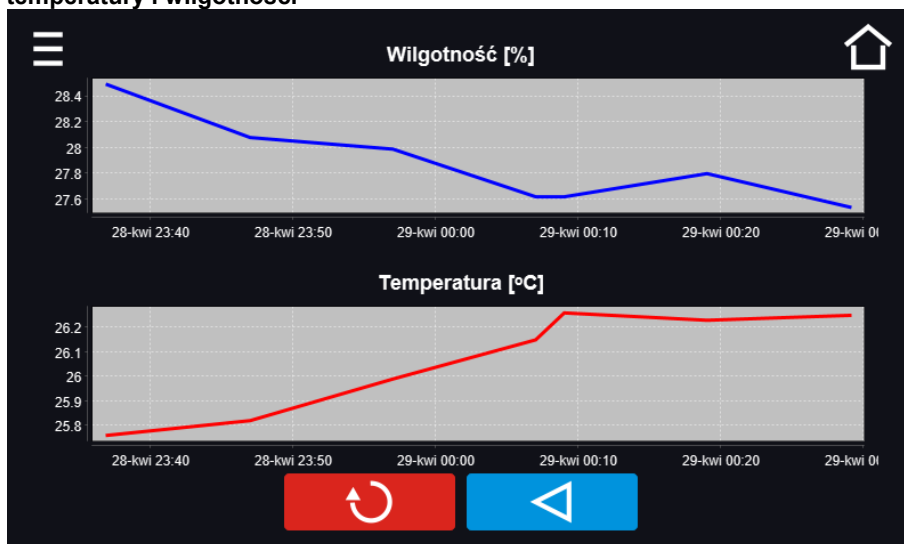

Powrócić do wyświetlenia całego wykresu (cofnięcie wszystkich powiększeń)/powrót do listy wykresów.




Powrócić do Rejestru danych



Czas otwierania wykresu zależy od ilości zapisanych próbek. Większa ilość zapisanych próbek wydłuża czas otwierania tego okna.

Można powiększyć fragment wykresu. Nacisnąć wykres w dowolnym miejscu i przeciągnąć jednocześnie w prawo i w dół (powiększyć identycznie jak to się robi na smartfonie). Przesunięcie palcem w lewo powoduje powrót wykresu do normalnego rozmiaru.

Rys. 60. Powiększanie fragmentu wykresu

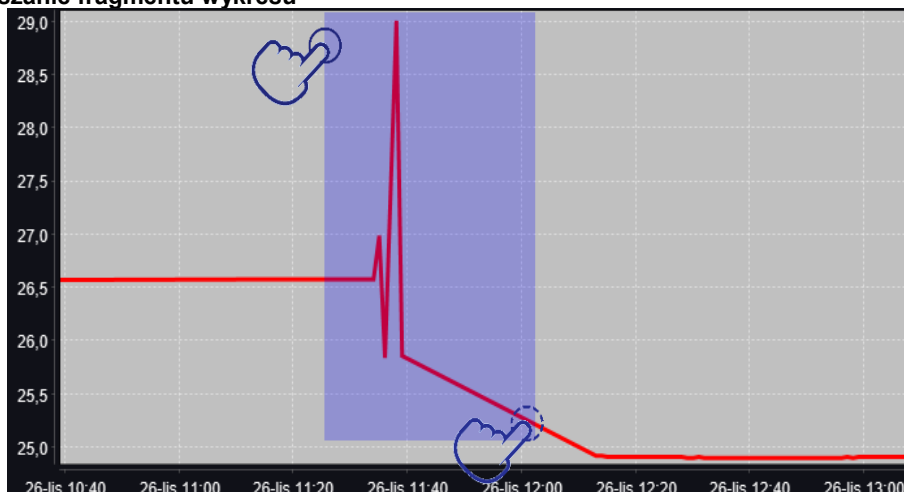

6.12.2. Zapis danych bezpośrednio na pendrive

Zapamiętane dane (temperatura i/lub wilgotność, data i czas) mogą być zapisywane bezpośrednio na podłączonym pendrive'ie. Aby to zrobić należy włączyć opcję zapisywania danych, patrz *Rozdział 6.16*). Pendrive musi być podłączony do gniazda USB z przodu urządzenia.

Do pliku zapisywana jest data/godzina, temperatura czujnika zabudowanego w komorze oraz wskazania dodatkowych czujników zamontowanych w urządzeniu (wilgotności, dodatkowego czujnika temperatury). Częstotliwość zapisu do pliku jest równa częstotliwości zapisu do rejestru danych ustawionej w programie, patrz *Rozdział 6.7.1*. Tworzenie / edycja programu (interwał zapisywania do rejestru danych). Poniżej kilka uwag:

- zapis do pliku odbywa się tylko wtedy, gdy program jest uruchomiony,
- rejestracja jest kontynuowana po powrocie zasilania,
- podczas rejestracji można wyjąć pendrive, konieczne jest wcześniejsze odmontowanie w oknie głównym na górnej belce, patrz *Rozdział 5.4*. Port USB,
- rejestracja jest kontynuowana po ponownym włożeniu pendrive,
- na pendrive tworzony jest folder z nazwą zgodną z numerem seryjnym urządzenia, w nim zapisywane są wszystkie pliki, przy czym pliki są zapisywane w formacie csv (rozdzielony średnikami), które można odczytać w arkuszu kalkulacyjnym lub notatniku

| A | B | C |
|------------------|---------|-------------|
| data | temp. | status |
| 23.03.2022 11:42 | 25,03°C | oczekiwanie |
| 23.03.2022 11:43 | 25,03°C | rampa |
| 23.03.2022 11:44 | 25,03°C | rampa |

- bieżący pomiar zapisywany jest do pliku o nazwie *measurements.csv*.
- jeżeli rozmiar bieżącego pliku przekroczy 513 kB lub nastąpi zmiana miesiąca kalendarzowego, to plik bieżący otrzymuje nazwę w formacie *rrrr-mm_ measurements_0.csv*, gdzie 0 oznacza numer pliku w miesiącu, np. *2021-05_measurements_0.csv*


6.13. Rejestr zdarzeń

Dane dostępne dla następujących użytkowników (patrz *Rozdział 6.15*. Użytkownicy):

- **Super Admin** – podgląd zdarzeń, kopiowanie zdarzeń na pendrive przez USB, usuwanie zdarzeń
- **Admin** - podgląd zdarzeń, kopiowanie zdarzeń na pendrive przez USB
- **Użytkownik (User)** - podgląd zdarzeń.

Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Okno wyświetla informacje na temat zdarzeń, alarmów i błędów jakie zostały zarejestrowane.


Rys. 61. Rejestr zdarzeń

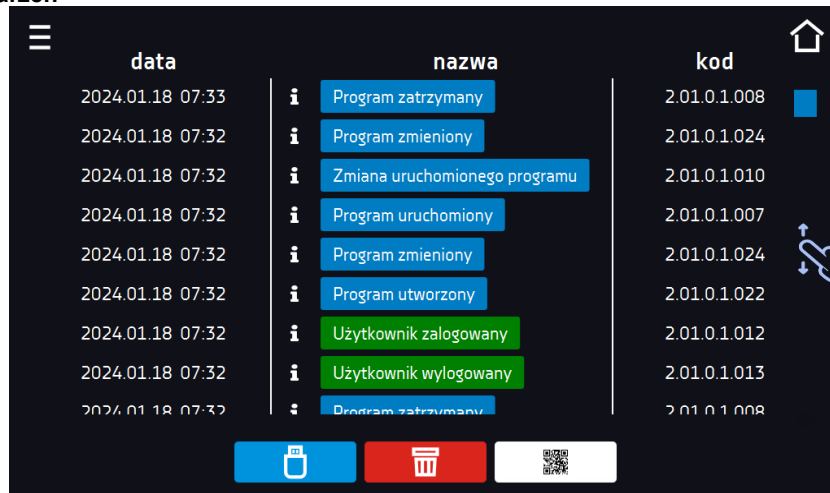

| data | nazwa | kod |
|------------------|-------------------------------|--------------|
| 2024.01.18 07:33 | Program zatrzymany | 2.01.0.1.008 |
| 2024.01.18 07:32 | Program zmieniony | 2.01.0.1.024 |
| 2024.01.18 07:32 | Zmiana uruchomionego programu | 2.01.0.1.010 |
| 2024.01.18 07:32 | Program uruchomiony | 2.01.0.1.007 |
| 2024.01.18 07:32 | Program zmieniony | 2.01.0.1.024 |
| 2024.01.18 07:32 | Program utworzony | 2.01.0.1.022 |
| 2024.01.18 07:32 | Użytkownik zalogowany | 2.01.0.1.012 |
| 2024.01.18 07:32 | Użytkownik wylogowany | 2.01.0.1.013 |
| 2024.01.18 07:32 | Program zatrzymany | 2.01.0.1.008 |

Dla zdarzeń związanych z programem po naciśnięciu nazwy zdarzenia wyświetla się nazwa programu.


Rys. 62.

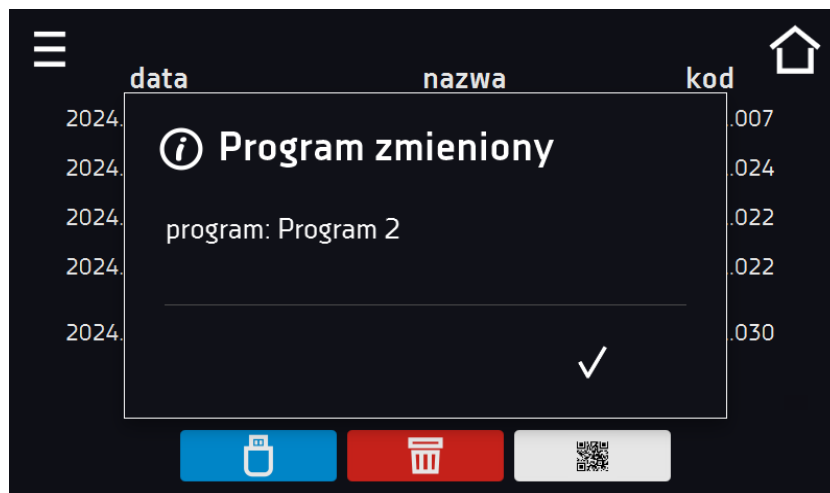

| data | nazwa | kod |
|-------|--------------------|------|
| 2024. | Program zmieniony | .007 |
| 2024. | program: Program 2 | .024 |
| 2024. | | .022 |
| 2024. | | .022 |
| 2024. | | .030 |

Dla zdarzeń związanych z użytkownikiem po naciśnięciu nazwy zdarzenia wyświetla login użytkownika, którego dotyczy zdarzenie.

Rys. 63.

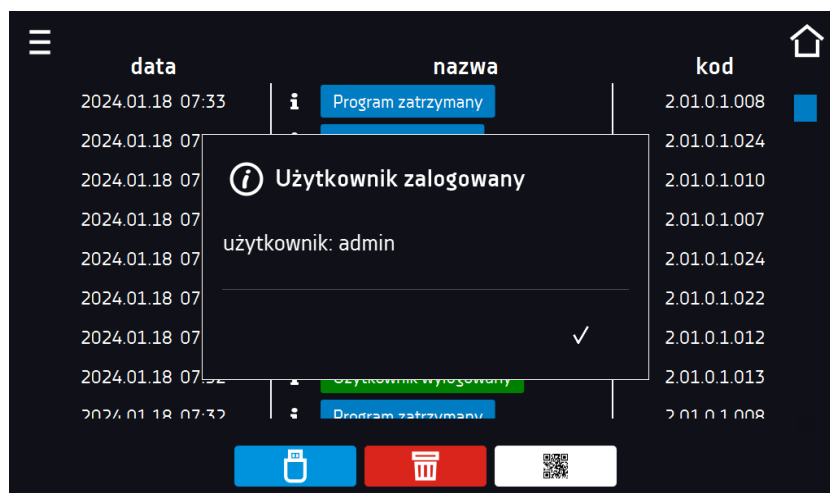

| data | nazwa | kod |
|------------------|-----------------------|--------------|
| 2024.01.18 07:33 | Program zatrzymany | 2.01.0.1.008 |
| 2024.01.18 07:32 | Użytkownik zalogowany | 2.01.0.1.024 |
| 2024.01.18 07:32 | Użytkownik: admin | 2.01.0.1.010 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.007 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.024 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.022 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.012 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.013 |
| 2024.01.18 07:32 | | 2.01.0.1.008 |



Zapisać dane na pendrive. Dostępne są pliki typu .csv – rozdzielany średnikami otwieranie za pomocą np. arkusza kalkulacyjnego, .plx – otwieranie aplikacją Lab Desk.




Przed wyjęciem pendrive'a z gniazda USB należy go odmontować, patrz *Rozdział 5.5.*)




Usunąć dane.



QR kod - otwierający stronę smart4lab.eu (w zakładce „Wsparcie” znajdują się wyjaśnienia niektórych informacji pojawiających się w rejestrze zdarzeń). Nacisnąć symbol  i powiększyć kod QR, a następnie zeskanować go za pomocą smartfona.

Rys. 64. QR kod

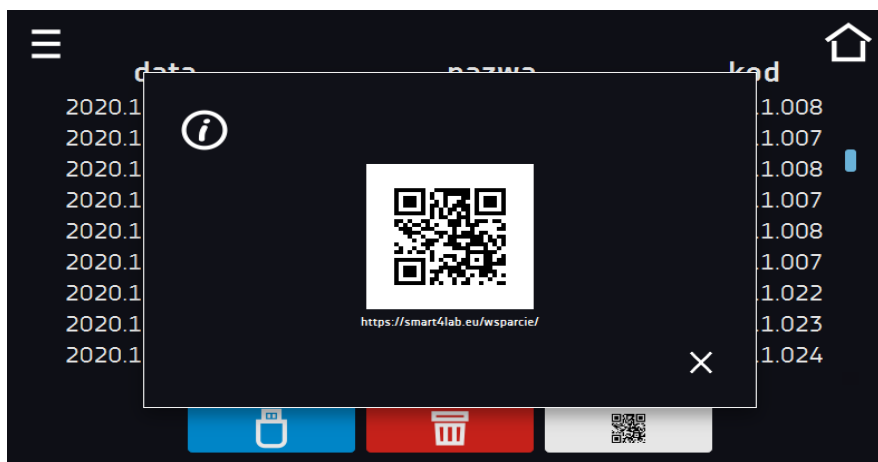






Zdarzenia w rejestrze zdarzeń są sortowane chronologicznie. Może się jednak zdarzyć, że zdarzenie „Program wznowiony” będzie wyświetlone niezgodnie z chronologią, przy czym data i godzina zdarzenia będą prawidłowe. Nie jest to błąd.

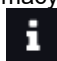

Przed wyjęciem pendrive'a z gniazda USB należy go odmontować, (patrz *Rozdział 5.4.*)

Znaki informacyjne w rejestrze zdarzeń:

-  zdarzenie informacyjne
-  wiadomość wpisana przez użytkownika
-  zdarzenie alarmowe
-  błąd
-  ostrzeżenie

Możliwe zdarzenia:

- **Zmiana daty/czasu** – data/czas zmienione
- **Urządzenie włączone** – urządzenie zostało włączone (na włączniku głównym)
- **Urządzenie wyłączone** – urządzenie zostało wyłączone (na włączniku głównym)
- **Drzwi zamknięte** – drzwi zostały zamknięte
- **Drzwi otwarte** – drzwi zostały otwarte
- **Alarm otwartych drzwi Start** – alarm otwartych drzwi został aktywowany
- **Alarm otwartych drzwi Stop** – alarm otwartych drzwi został wyłączony
- **Ochrona nadtemperaturowa Start** – zabezpieczenie nadtemperaturowe zostało aktywowane
- **Ochrona nadtemperaturowa Stop** – zabezpieczenie nadtemperaturowe zostało wyłączone
- **Edycja programu** – zmiana parametrów programu
- **Program zakończony** – program został zakończony


- **Program wznowiony** – program został wznowiony po braku zasilania
- **Program uruchomiony Start** – uruchomienie programu
- **Program zatrzymany Stop** – zatrzymanie programu
- **Ochrona podtemperaturowa Start** – zabezpieczenie podtemperaturowe zostało aktywowane
- **Ochrona podtemperaturowa Stop** – zabezpieczenie podtemperaturowe zostało wyłączone
- **Alarm dolnego przekroczenia temp. Start** – zadziałanie alarmu przekroczenia temperatury poniżej zadanej
- **Alarm dolnego przekroczenia temp. Stop** – zakończenie alarmu przekroczenia temperatury poniżej zadanej
- **Alarm górnego przekroczenia temp. Start** – zadziałanie alarmu przekroczenia temperatury powyżej zadanej
- **Alarm górnego przekroczenia temp. Stop** – zakończenie alarmu przekroczenia temperatury powyżej zadanej
- **Alarm dolnego przekroczenia RH Start** – zadziałanie alarmu przekroczenia wilgotności poniżej zadanej
- **Alarm dolnego przekroczenia RH Stop** – zakończenie alarmu przekroczenia wilgotności poniżej zadanej
- **Alarm górnego przekroczenia RH Start** – zadziałanie alarmu przekroczenia wilgotności powyżej zadanej
- **Alarm górnego przekroczenia RH Stop** – zakończenie alarmu przekroczenia wilgotności powyżej zadanej
- **Usunięto pomiary** – pomiary użytkownika zostały usunięte
- **Usunięto wszystkie pomiary** – wszystkie pomiary zostały usunięte
- **Użytkownik dodany** – nowy użytkownik został dodany
- **Użytkownik zmieniony** – użytkownik został zmieniony
- **Użytkownik usunięty** – użytkownik został usunięty
- **Program zapisany** – nowy program został zapisany
- **Program usunięty** – program został usunięty
- **Program zmieniony** – program został zmieniony
- **Zmiana strefy czasowej** - w ustawieniach czasu zmieniona została strefa czasowa
- **Korekcja temperatury zmieniona** - zmieniona korekcja temperatury czujnika głównego
- **Korekcja wilgotności zmieniona** - zmieniona korekcja czujnika wilgotności
- **Awaryjne zatrzymanie programu** - program został awaryjnie zatrzymany – wystąpiła sytuacja nie pozwalająca na dalsze kontynuowanie programu. **NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM**





Wiadomości użytkownika

Aby zobaczyć szczegóły wiadomości należy kliknąć w **Wiadomość użytkownika**. W wyświetlonym oknie można zobaczyć treść wiadomości, nazwę użytkownika, który ją wpisał oraz nazwę programu, w czasie trwania którego została wiadomość została napisana.

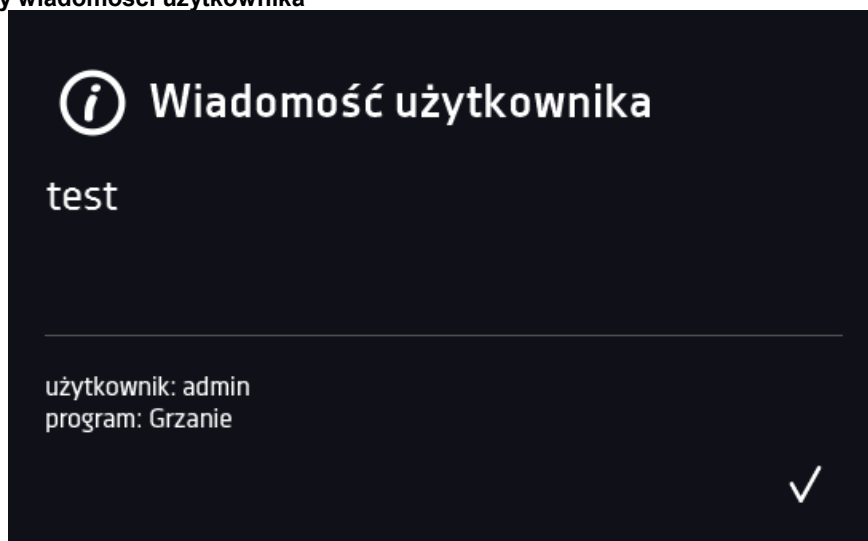Rys. 65. Szczegóły wiadomości użytkownika





6.14. Info


Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W panelu zawarte są informacje takie jak:

- nazwa urządzenia,
- zakres temperatury pracy
- zakres wilgotności pracy
- nr seryjny urządzenia
- wersja oprogramowania,
- adres siedziby producenta,
- strona internetowa producenta
- kod QR

Rys. 66. Okno informacyjne (przykład)



Aby zapisać zawartość folderu „Download” na nośniku USB należy nacisnąć ikonę . Folder zawiera instrukcję obsługi. Po włożeniu pendrive’a do gniazda USB należy odczekać kilka sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pendrive połączono” (dodatkowe informacje patrz *Rozdział 6.1*). Po naciśnięciu ikony  na pendrive’a zapisywane są dane serwisowe – więcej informacji po kontakcie z serwisem.

Naciśnięcie ikony  pozwala na przejście do ekranu głównego. Jeżeli do urządzenia podłączony jest pendrive, to podczas wejścia do panelu „Info” pojawia się propozycja zapisu na pliku z konfiguracją urządzenia. Plik ten służy do stworzenia programu offline w aplikacji LabDesk.



Przed wyjęciem pendrive’a z gniazda USB należy go odmontować, (patrz *Rozdział 5.4.*)

Rys. 67. Zapisanie pliku konfiguracyjnego



6.15. Użytkownicy

Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym panelu możemy dodać nowego użytkownika, edytować już istniejącego lub go usunąć.

Rys. 68. Lista użytkowników

| login | programy | typ |
|---------|----------|---------------|
| s admin | 10 | super admin |
| admin | 10 | administrator |
| użytk | 0 | użytkownik |



Dodać nowego użytkownika



Edytować wybranego użytkownika





Usunąć wybranego użytkownika - razem z użytkownikiem zostaną usunięte jego programy i rejestr danych.

W górnej części ekranu wyświetlane są informacje o:

- **użytkownik:** ilość stworzonych użytkowników / całkowita ilość użytkowników do stworzenia (np. użytkownik 3/5),
- **dostępnych programach:** ilość wolnych programów do przypisania Użytkownikom.


6.15.1. Tworzenie / edycja użytkownika

Aby dodać lub zmienić ustawienia dla użytkownika należy nacisnąć przycisk  lub , wyświetli się panel z danymi użytkownika.

Należy wpisać:

- **login** – nazwę użytkownika,
- **hasło** – hasło do konta,
- **potwierdzenie hasła**– należy ponownie wpisać hasło w celu jego potwierdzenia,
- **typ** – typ konta (Super Admin , Admin, User) więcej informacji, patrz *Rozdział 6.15.2.*
- **limit programów** – ilość programów które może stworzyć użytkownik / liczba dostępnych programów, (użytkownikowi typu User nie można ustawić limitu)
- **Smart Lock** - wybór logowania za pomocą wzoru (opcja dodatkowa).

Rys. 69. Edycja użytkownika

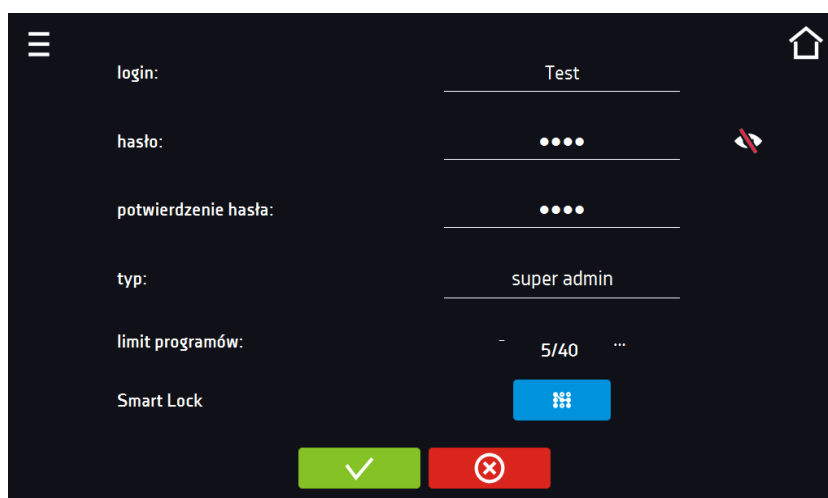

wzór użytkownika do logowania, dodanie, zmiana i usunięcie wzoru



Zatwierdzić i zapisać użytkownika.




Anulować wprowadzone zmiany i powrócić do listy użytkowników.



Urządzenie może posiadać maksymalnie 5 użytkowników. Dostępnych jest 40 programów, które mogą być dowolnie rozdzielone między użytkowników.

Do zalogowania Użytkownik może wybrać login w formie tekstowej lub wzór. Aby umożliwić użytkownikowi logowanie wzorem w oknie Edycja użytkownika należy nacisnąć . Pojawi się okno logowania za pomocą wzoru.

Rys. 70. Logowanie za pomocą wzoru

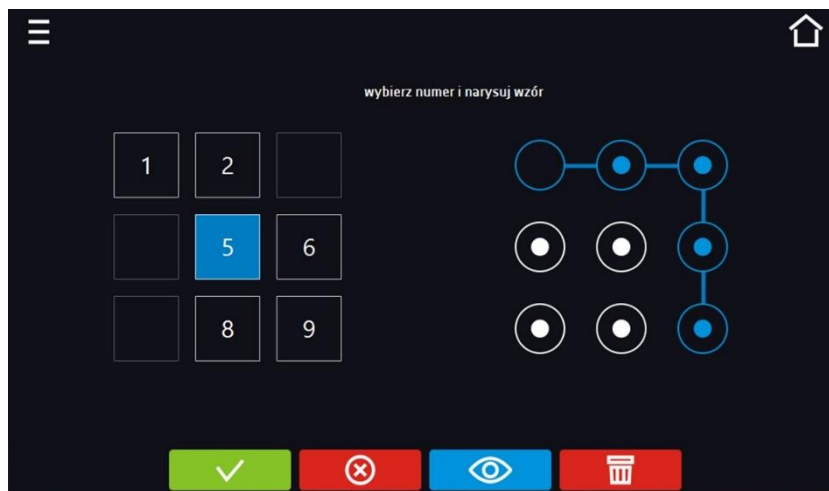

Zatwierdzić i zapisać użytkownika.



Anulować wprowadzone zmiany i powrócić do listy użytkowników.



Podgląd wzoru.



Usunąć wzór.

Dodanie lub zmiana wzoru - należy wybrać dowolny, wolny numer i narysować wzór składający się z minimum 5 punktów. Numery które zostały wcześniej wykorzystane przez innych użytkowników są niedostępne.

Przykład:

Na Rys. 79. numery 3, 4 i 7 zostały już użyte przez innych użytkowników. Edytowany użytkownik użył numeru 5.

Wzór można przypisać maksymalnie 9 użytkownikom

6.15.2. Typy kont – uprawnienia i ograniczenia

Dostępne są trzy różne typy użytkowników (kont): Super Admin, Administrator, Użytkownik. Każde z kont ma swoje uprawnienia i ograniczenia – patrz tabela 1.

Tabela 1. Uprawnienia i ograniczenia użytkowników.


| | Super Admin | Administrator | Użytkownik |
|--|-------------|---------------|------------|
| Tworzenie programów | ✓ | ✓ | X |
| Edycja programów | ✓ | ✓ | X |
| Zatrzymanie własnego programu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zatrzymanie programu innego użytkownika | ✓ | X | X |
| Quick program | ✓ | ✓ | X |
| Szybka zmiana zadanego czasu programu | ✓ | ✓ | X |
| Szybka zmiana zadanej temperatury programu | ✓ | ✓ | X |
| Przypisywanie programu użytkownikowi typu User | ✓ | ✓ | X |
| Tworzenie harmonogramów | ✓ | ✓ | X |
| Edycja harmonogramów | ✓ | ✓ | X |
| Sterowanie odszranianiem (jeżeli jest dostępne) | ✓ | X | X |
| Zarządzanie półkami świetlnymi w urządzeniu (wersja FIT) | ✓ | X | X |
| Ustawianie parametrów pomiaru temperatury | ✓ | X | X |
| Korekcja wartości temperatury | ✓ | X | X |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Ustawienie alarmów | ✓ | X | X |
| Czasowe wyciszenie alarmów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Włączenie \ wyłączenie dźwięków | ✓ | X | X |
| Zapisanie notatki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie kont użytkowników | ✓ | X | X |
| Zmiana ustawień użytkownika | ✓ | X | X |
| Zmiana nazwy urządzenia | ✓ | X | X |
| Ustawienia strefy czasowej | ✓ | X | X |
| Zmiana języka | ✓ | X | X |
| Ustawienie czasu automatycznego wylogowania | ✓ | X | X |
| Podgląd informacji o systemie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przeglądanie statystyk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ustawienia sieci WiFi | ✓ | X | X |
| Ustawienia sieci LAN | ✓ | X | X |
| Ustawienia raportów mailowych | ✓ | X | X |
| Dostęp do archiwum | ✓ | X | X |
| Podgląd zdarzeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuwanie zdarzeń | ✓ | X | X |
| Kopiowanie zdarzeń na pendrive | ✓ | ✓ | X |
| Podgląd danych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopiowanie danych na pendrive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyświetlanie danych w postaci wykresu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuwanie własnych danych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuwanie wszystkich danych | ✓ | X | X |
| Zerowanie licznika otwartych drzwi | ✓ | X | X |

Konto typu Super Admin


Konto Super Admin nie posiada ograniczeń. Ma dostęp do menu zarządzania programami oraz do menu ustawień, patrz tabela 1.

Rys. 71. Punkty menu dostępna dla Super Admin

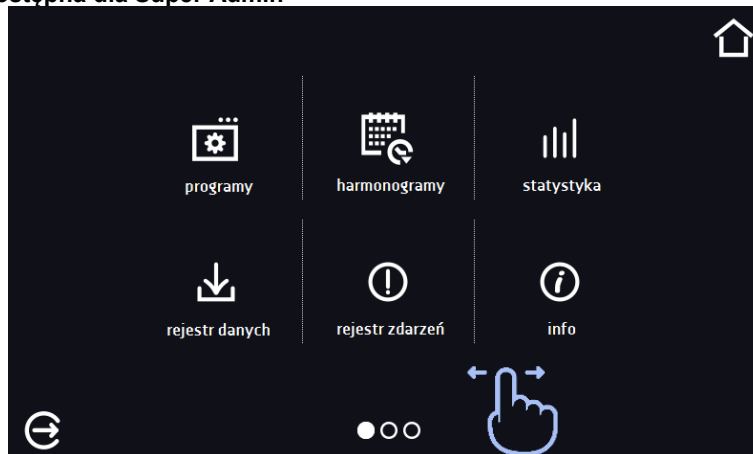


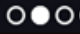Informację na temat aktualnie wyświetlanego okna wskazuje .


Konto typu Administrator

Posiada dostęp do **menu programy**  oraz posiada uprawnienia i ograniczenia zgodnie z *tabelą 1*.

Rys. 72. Punkty menu dostępna dla Admin

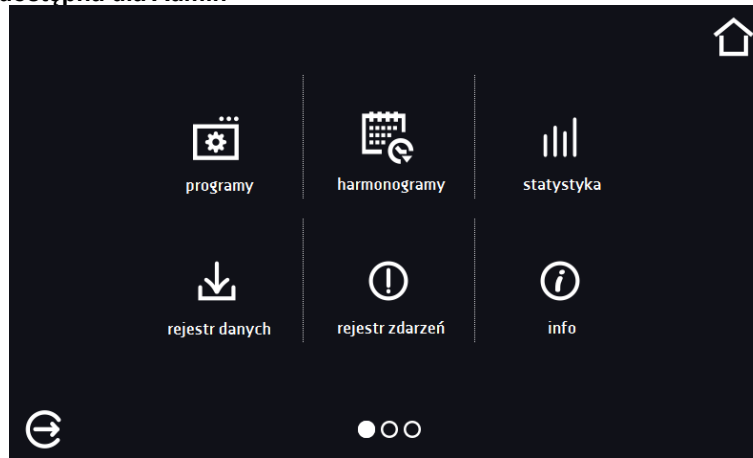


Konto typu Użytkownik:



- posiada dostęp do **menu programy** , gdzie może uruchamiać udostępnione mu **programy**, sprawdzać ich statystyki (**statystyka**, **rejestr danych**), sprawdzać historię zdarzeń urzędzenia (**rejestr zdarzeń**) oraz informację o systemie (**info**),
- nie może tworzyć własnych programów i harmonogramów, a tylko uruchamiać te które zostały mu udostępnione przez innych, wyższych rangą użytkowników,
- nie może zatrzymywać oraz edytować programów i harmonogramów, których sam nie uruchomił,
- nie ma dostępu do tworzenia i edycji harmonogramów,
- program uruchomiony przez użytkownika może zostać zatrzymany przez użytkownika z uprawnieniami Super Admin.

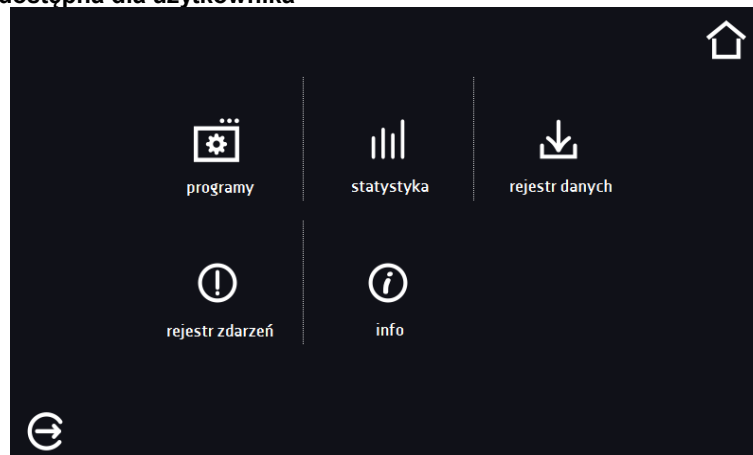


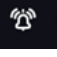




Inne uprawnienia i ograniczenia konta typu Użytkownik zgodnie z *tabelą 1*.

Rys. 73. Punkty menu dostępna dla użytkownika



6.16. Panel ustawień użytkownika (język, podświetlenie ekranu, itp.)


Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym oknie można:

-  Zmienić nazwę urządzenia – domyślnie wpisany jest numer seryjny urządzenia.
-  English Zmienić język menu w urządzeniu.
-  Ustawić czas, po którym ekran zostanie przyciemniony.
-  Włączyć/wyłączyć dźwięk, przy czym dźwięki dla alarmów krytycznych nadal będą emitowane.
-  Ustawić czas, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika. Dostępne ustawienia: wyłączone, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min. Ustawienie fabryczne: włączone.
-  Ustawić czas, po którym nastąpi powrót do okna głównego. Dostępne ustawienia: wyłączone, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min.
-  Ustawić automatyczne blokowanie ekranu. Dostępne ustawienia: wyłączone, 5min, 15min, 30min, 60min. Ustawienie fabryczne: wyłączone.
-  Włączyć/wyłączyć rejestrację danych na pendrive (podłączony do gniazdka USB z przodu urządzenia).



Jednocześnie może być włączone tylko jedna funkcja: automatyczne wylogowanie lub automatyczne blokowanie ekranu.

Rys. 74. Panel ustawień użytkownika

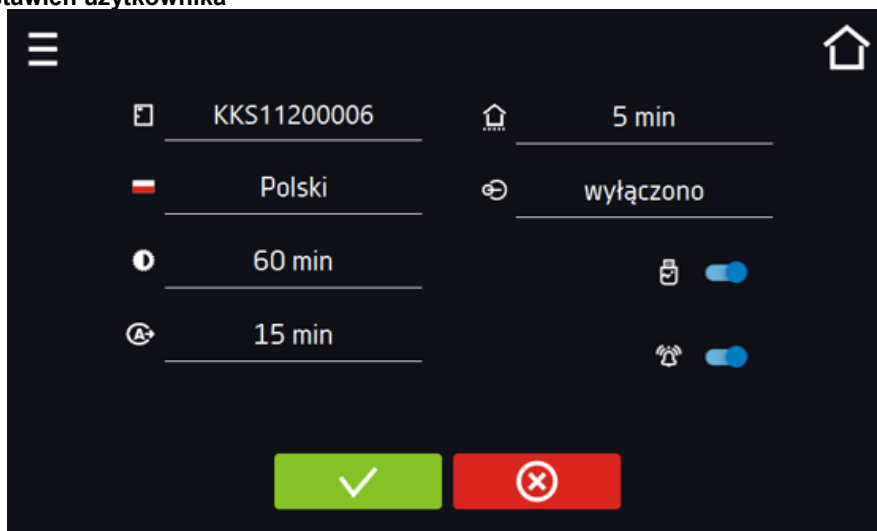

Zatwierdzić zmiany.




Anulować wprowadzone zmiany.



6.16.1. Odblokowanie ekranu dotykowego

W przypadku włączonej funkcji automatycznego blokowania ekranu dotykowego (Rozdział 6.16), aby odblokować ekran należy przesunąć niebieskie kółko w biały okrąg.

Rys. 75. Odblokowanie ekranu dotykowego

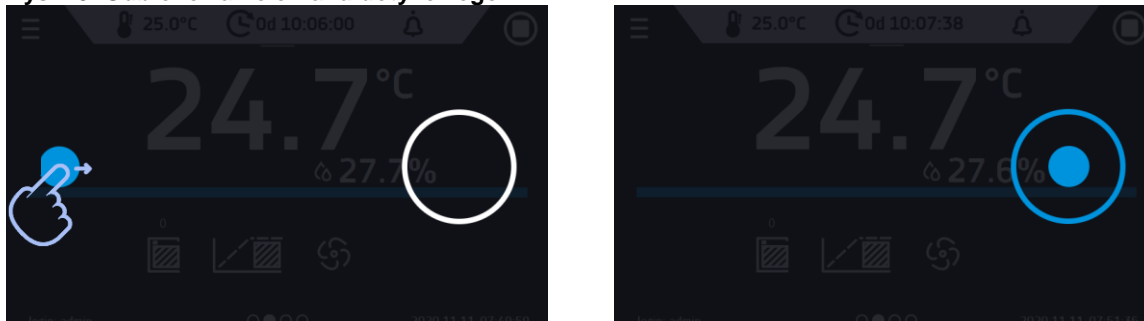

6.17. Czas

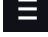Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym oknie można zmienić datę i czas systemowy oraz strefę czasową.




Przy pierwszym uruchomieniu należy poprawnie ustawić czas i strefę czasową.

Zmiana daty / czasu systemowego




Jeżeli data/czas systemowy zostaną zmienione na późniejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi są zapisane w pamięci dane i zdarzenia, pozostaną one w rejestrze. Jeżeli data/czas systemowy zostaną zmienione na wcześniejsze w stosunku do daty/czasu z jakimi są zapisane w pamięci dane i zdarzenia, zostaną one przeniesione do archiwum

Po zmianie daty/czasu systemowego następuję restart urządzenia.


Aby zmienić datę lub czas systemowy należy w oknie nacisnąć przycisk . Zostanie wyświetlone okno pozwalające na dokonanie zmian.

Rys. 76. Zmiana czasu

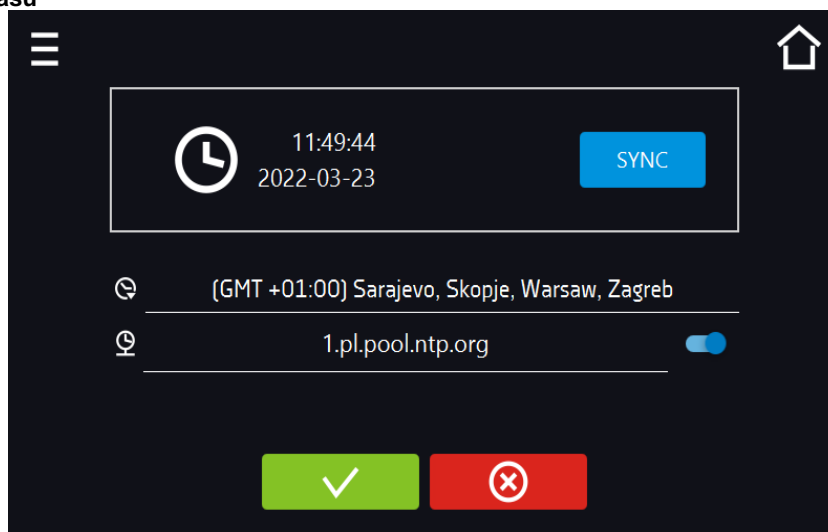

Jeżeli urządzenie jest na stałe podłączone do internetu nastąpi synchronizacja czasu z serwerem czasu. Synchronizacja czasu jest wykonywana:

- manualnie za pomocą przycisku **SYNC**
- przy włączeniu opcji automatycznej synchronizacji, następnie co 12 godzin (🕒)
- po uruchomieniu urządzenia, następnie co 12 godzin.



Jeśli w urządzeniu był błędnie ustawiony czas lub wraz z okresem użytkowania rozszynchronizował się (jest to naturalne), to w przypadku, gdy:

- włączona jest automatyczna synchronizacja i urządzenie nie jest podłączone do internetu, ale uzyska dostęp do internetu,
- automatyczna synchronizacja jest wyłączona i nastąpi jej włączenie, dodatkowo urządzenie jest podłączone do internetu,

nastąpi synchronizacja czasu z serwerem czasu NTP.

Rys. 77. Zmiana daty / czasu



Zatwierdzić zmiany. Następuje restart urządzenia.



Anulować wprowadzone zmiany.

Zmiana strefy czasowej

Zmiana strefy czasowej nie powoduje zmiany daty/godziny w danych i zdarzeniach dotychczas zapisanych.

Aby zmienić strefę czasową należy w oknie Rys. 72 nacisnąć przycisk 🕒. Z rozwijanej listy wybrać strefę czasową. Po zmianie tylko strefy czasowej nie jest wykonywany restart urządzenia.



Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.




Do poprawnego działania programów na urządzeniu i na komputerze wymagane są takie same strefy czasowe.


6.18. Alarmy

6.18.1. Alarmy przekroczenia zadanych parametrów


Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . Tutaj można ustawić parametry związane z alarmami:

- **alarm dolny** – włączony jeśli temperatura spadnie poniżej zadanej o podaną w tym polu wartość,
- **alarm górny** – włączony jeśli temperatura wzrośnie powyżej zadanej o podaną w tym polu wartość,
- **alarm dolny wilg.** – włączony jeśli wilgotność spadnie poniżej zadanej o podaną w tym polu wartość,
- **alarm górny wilg.** – włączony jeśli wilgotność wzrośnie powyżej zadanej o podaną w tym polu wartość.

| | |
|---|--|
|  | <p><u>Temperatura:</u> W polu “alarm dolny” można wpisać wartość z zakresu zakres $-0,5^{\circ}\text{C}$ do -5°C, a w polu “alarm górny” z zakresu $0,5^{\circ}\text{C}$ do 5°C.</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
|  | <p><u>Wilgotność:</u> W polu “alarm dolny” można wpisać wartość z zakresu zakres -5% do -30%, a w polu “alarm górny” z zakresu 5% do 30%.</p> |
|---|---|

Rys. 78. Alarmy przekroczenia parametrów

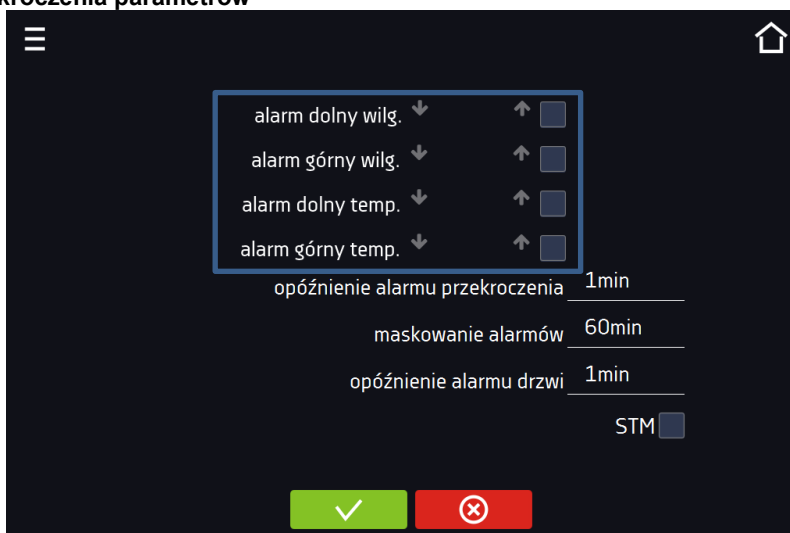

Alarm górny i dolny mogą zostać wygenerowane dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury/wilgotności.

- **opóźnienie alarmu temperatury i wilgotności:**
alarm zostanie uruchomiony z opóźnieniem (1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min) po przekroczeniu zadanej temperatury/wilgotności.

6.18.1.1. Maskowanie alarmów przekroczenia parametrów


Maskowanie alarmów przekroczenia zadanych parametrów może być wykorzystane w przypadku, gdy do komory wkładane są nowe próbki lub próbki są dokładane do już inkubowanych. Podczas tych czynności może dojść do przekroczenia zadanych parametrów tj. temperatury i/lub wilgotności i uaktywnienia alarmów - alarmy przekroczenia parametrów są ustawione przy założeniu, że w komorze panują stabilne warunki (temperatura i wilgotność) i drzwi są zamknięte. Po otwarciu drzwi i umieszczeniu w komorze próbek potrzebny jest czas na ustabilizowane parametrów - funkcja maskowania alarmów pozwala na opóźnienie alarmów przekroczenia parametrów.

Alarm przekroczenia parametrów zostanie uruchomiony z opóźnieniem (15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min, 150 min, 180 min) po włożeniu nowych próbek. Czas jest odliczany od ostatniego otwarcia drzwi. Ustawienie 0 s oznacza wyłączone maskowanie.




Jeżeli drzwi zostaną otwarte podczas trwania alarmu przekroczenia parametrów, trwający alarm nie zostanie „zamaskowany”. Dopiero kolejny alarm można zamaskować.

Rys. 79. Maskowanie alarmów

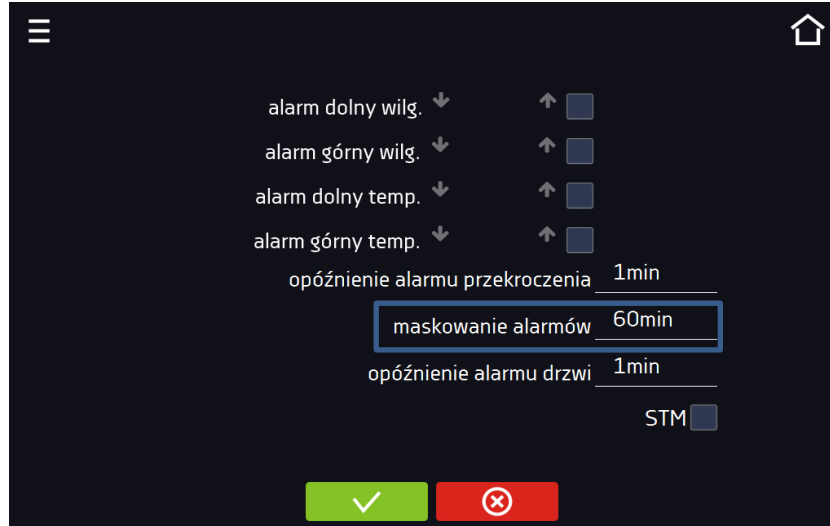

Rys. 80. Włączone maskowanie alarmów

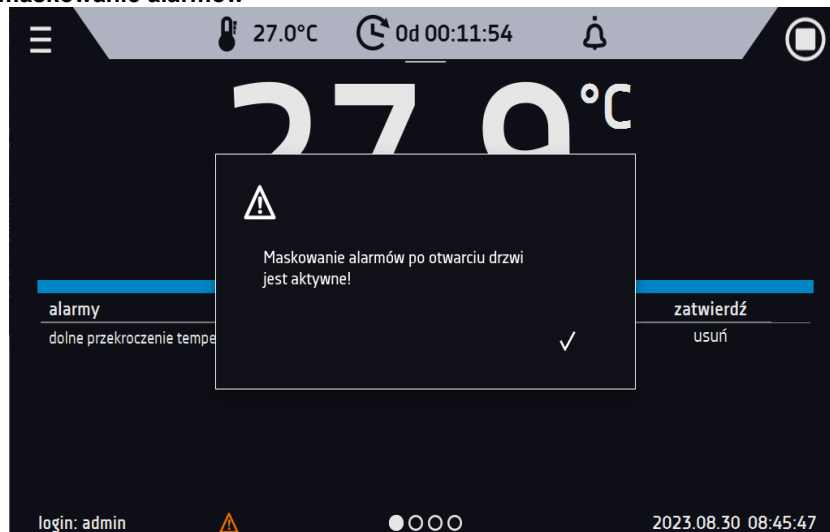


6.18.2. Alarm otwartych drzwi

Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w czujnik otwartych drzwi. Jeżeli drzwi pozostaną otwarte dłużej niż ustawiony przez użytkownika czas pojawi się sygnał dźwiękowy, czerwony pulsujący pasek alarmowy oraz alarm „otwarte drzwi” ze statusem „aktywny”.

- **opóźnienie alarmu otwartych drzwi:**
alarm drzwi zostanie uruchomiony, gdy drzwi będą otwarte przez wybrany przez użytkownika czas (30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min).

Rys. 81. Opóźnienie alarmu otwartych drzwi

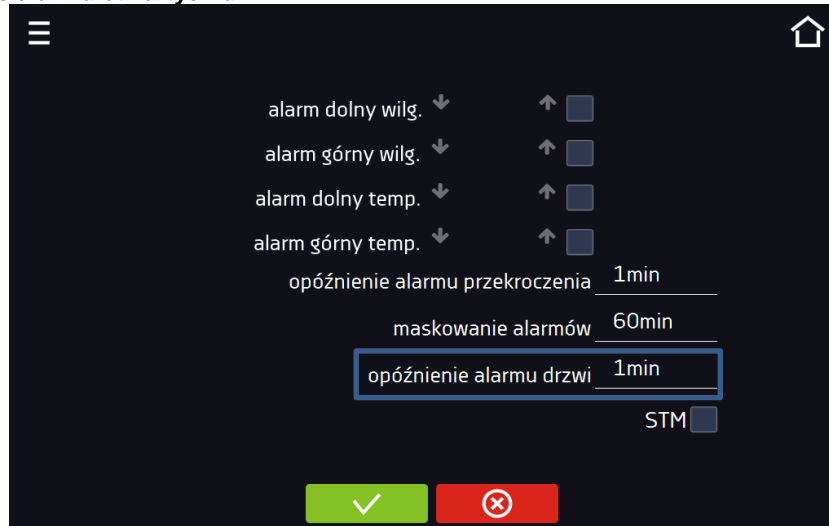

Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.

6.18.3. Funkcja STM

Funkcja STM (Smart Temperature Monitor) informuje użytkownika o problemie osiągnięcia lub utrzymywania temperatury zadanej. Użytkownik ma możliwość włączenia/wyłączenia funkcji. Jeżeli funkcja STM jest włączona na ekranie obok temperatury głównego czujnika pojawi się symbol STM.

Rys. 82. Włączenie/wyłączenie funkcji STM



Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.

Status funkcji jest sygnalizowany kolorem:

- brak napisu – opcja wyłączona,
- kolor biały – opcja włączona, program jest zatrzymany,
- kolor niebieski – opcja włączona (monitorowanie temperatury), program uruchomiony,
- kolor czerwony – opcja włączona, ostrzeżenie o problemach z osiągnięciem / utrzymaniem temperatury.

Rys. 83.



Rys. 84.



Rys. 85.



Możliwe przyczyny zadziałania:


1. uszkodzona grzałka,
2. wkład włożony do komory pochłania / oddaje zbyt dużo energii.


Jeżeli przed otwarciem drzwi kolor był czerwony, to po otwarciu drzwi kolor zmienia się na niebieski.

W przypadku zadziałania funkcji (wykrycie problemów z osiągnięciem/utrzymywaniem temperatury):


- w rejestrze zdarzeń pojawia się ostrzeżenie 4.00.0.1.009....
- kolor napisu STM zmienia się na czerwony i pozostaje przez cały czas wystąpienia zakłócenia, zmiany segmentu, wyłączenia programu
- przy zmianie stanu z czerwonego na niebieski w rejestrze zdarzeń pojawia się wpis o zakończeniu działania funkcji 4.00.0.1.010

6.18.4. Czasowe wyłączenie dźwięku alarmów (wyciszenie)





Przycisk  znajdujący się na górnej belce panelu głównego pozwala na czasowe wyciszenie dźwięku alarmów otwartych drzwi i przekroczenia zakresu temperatury (np. aby uniknąć alarmu otwartych drzwi podczas planowanego załadunku

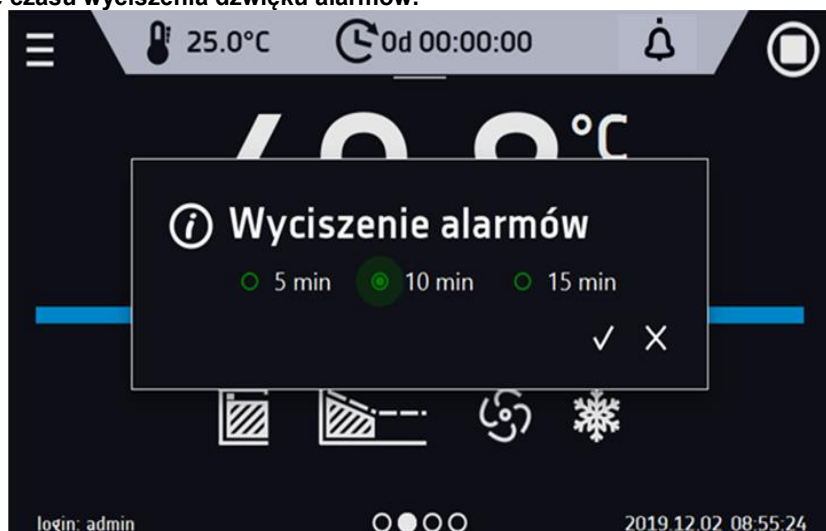wsadu do komory). Aby ustawić czas wyciszenia alarmu należy nacisnąć ikonę  i w wybrać: 5 min lub 10 min lub 15 min, przy czym dźwięki alarmów krytycznych (np. uszkodzenia czujnika temperatury, zabezpieczenie nad- i podtemperaturowe) nadal będą emitowane.

Rys. 86. Ustawienie czasu wyciszenia dźwięku alarmów.



6.19. Sieć

Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym panelu można zmienić ustawienia dla sieci LAN lub WiFi. Przełączyć między rodzajem sieci LAN / WiFi poprzez naciśnięcie  lub .

Ustawienia sieci LAN:

- **IP** – adres IP urządzenia,
- **Maska** – maska sieci Ethernet, do której jest podłączone urządzenie,
- **Brama** – adres IP serwera lub routera zarządzającego siecią Ethernet,
- **DNS** – adres IP systemu nazw domenowych,
- **MAC** – fizyczny adres karty sieciowej, tylko do odczytu,
- **DHCP** – można zaznaczyć jeśli w sieci lokalnej działa serwer przydzielający adresy IP. Można wtedy pominąć ustawianie IP, Maski, Bramy.

Status połączenia jest symbolizowany za pomocą ikon:



urządzenie podłączone do sieci,



urządzenie odłączone od sieci.

Rys. 87. Ustawienia sieci LAN




Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.

Ustawienia sieci WiFi

-  – naciśnij aby odświeżyć listę sieci,
- **SSID** – naciśnij aby wybrać sieć z rozwijanej listy,
- **KRAJ** - wybrać kraj
- **PSK** – hasło sieci,
- **IP, Maska, Brama, DNS** – pola wypełniane automatycznie po poprawnym połączeniu z siecią,
- **MAC** – fizyczny adres karty sieciowej, tylko do odczytu.

Rys. 88. Ustawienia sieci WiFi




Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.

6.20. Raporty mailowe

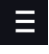Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym oknie można ustawić parametry potrzebne do uaktywnienia powiadomień przez wiadomość e-mail.


W panelu znajdują się trzy okna:



Wybór typów zdarzeń dla których mają być wysyłane powiadomienia

- **Aktywuj** – włączenie lub wyłączenie powiadomień e-mail
- **Alarmy drzwi** – alarmy wywołane przez niedomknięte drzwi,
- **Alarmy krytyczne** – alarmy krytyczne (np. uszkodzenia czujników)
- **Alarmy temperatury** – alarmy wywołane zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą
- **Alarmy wilgotności** – alarmy wywołane zbyt wysoką lub zbyt niską wilgotnością
- **Zdarzenia programów** – zdarzenia związane z programami (np. dodanie, edycja, usunięcie programu)
- **Zdarzenia użytkowników** – zdarzenia związane ze edycją ustawień użytkowników (np. dodanie, edycja, usunięcie użytkownika)

Rys. 89. E-mail: zdarzenia

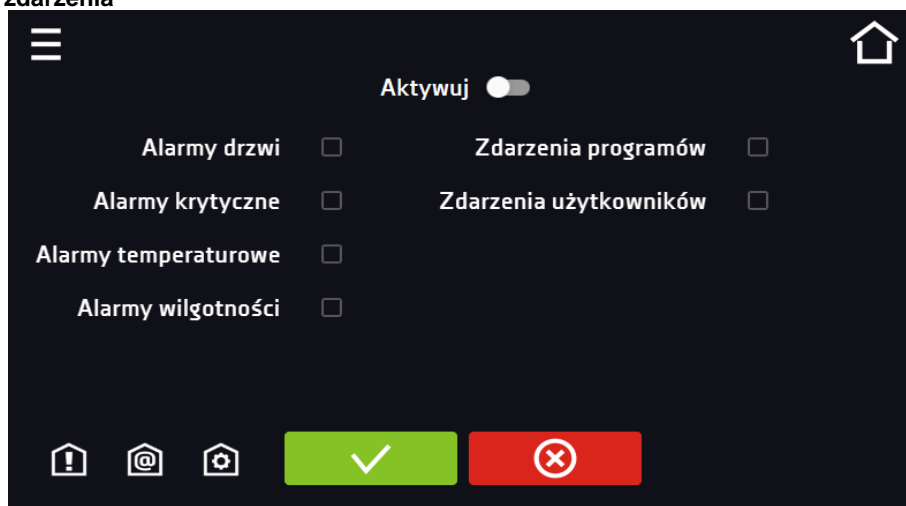

Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.



Jeśli opcja „aktywuj” w górnej części panelu nie będzie włączona, e-maile nie będą wysyłane!

Nadawca i odbiorcy

- **Nadawca** – adres e-mail nadawcy
- **Odbiorcy** – adresy e-mail odbiorcy, maksymalnie 3

Rys. 90. E-mail: Nadawca - Odbiorca



Zatwierdzić zmiany.



Anulować wprowadzone zmiany.


Konfiguracja konta pocztowego nadawcy




W tym oknie należy podać dane swojego konta pocztowego:

- Server ID SMTP
- Hasło serwera SMTP
- Host serwera SMTP
- Port serwera SMTP

Można również wybrać sposób szyfrowania **TLS** lub **SSL** (informacje można uzyskać od dostawcy konta pocztowego).

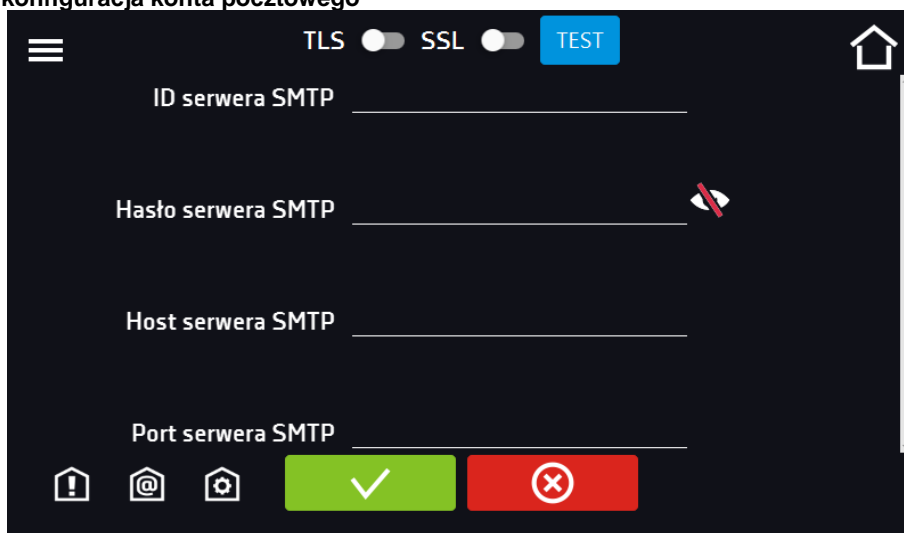Rys. 91. E-mail: konfiguracja konta pocztowego





-  TEST Test połączenia
-  Zatwierdzić zmiany
-  Anulować wprowadzone zmiany



Przed rozpoczęciem testowania połączenia należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci i ma poprawnie skonfigurowane połączenie sieciowe, *patrz Rozdział 6.19*.

6.21. Korekcja


Nacisnąć ikonę menu głównego , a następnie nacisnąć . W tym oknie można skorygować wartość:



- temperatury wskazywanej na wyświetlaczu, poprzez dodanie do niej wartości korekcji. Ustawiona wartość korekcji jest przyjmowana w całym temperaturowym zakresie pracy urządzenia. Na przykład: jeżeli średnia temperatura wskazywana przez urządzenie to 37°C, a średnia temperatura mierzona przez niezależny zewnętrzny czujnik temperatury to 37,7°C, wówczas należy ustawić korekcję na +0,5°C. Temperaturę średnią należy wyliczyć z pewnego odcinka czasowego np. z 30 min. Zakres korekcji wynosi od -5°C do 5°C.
- wilgotności wskazywanej na wyświetlaczu, poprzez dodanie do niej wartości korekcji. Korekcje można wprowadzić w 3 zakresach wilgotności, między zakresami korekcja jest obliczana liniowo.



Urządzenie zostało skalibrowane u producenta zgodnie z obowiązującymi normami. Dla poprawnej pracy urządzenia nie jest konieczne stosowanie kalibracji Użytkownika. Użytkownik przeprowadza kalibrację urządzenia **na własną odpowiedzialność** i musi być świadomy konsekwencji wynikających ze zmiany parametrów fabrycznych urządzenia. Jeżeli urządzenie było wywzorcowane, po wprowadzeniu korekcji świadectwo wzorcowania **traci ważność**.

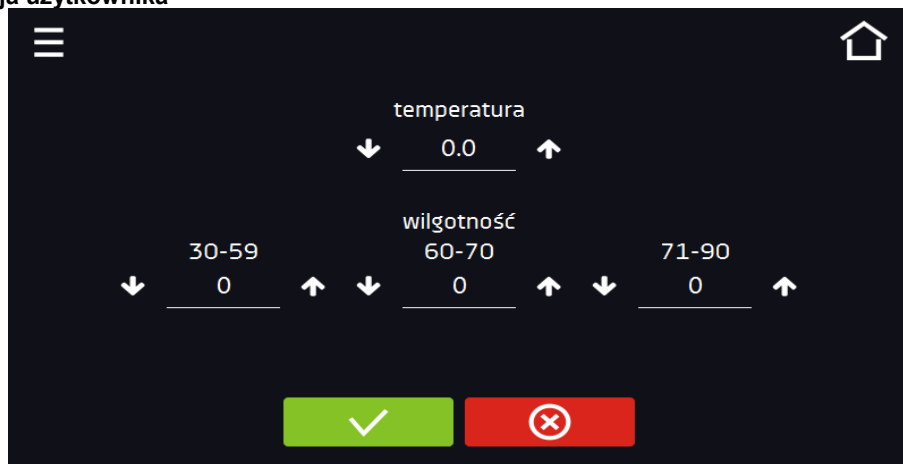Rys. 92. Korekcja użytkownika



-  Zatwierdzić zmiany
-  Anulować wprowadzone zmiany

7. INTERFEJS

7.1. MODBUS TCP

Urządzenie umożliwia monitorowanie stanu przy wykorzystaniu interfejsu komunikacyjnego MODBUS TCP.

Parametry połączenia:

- Adres IP: taki sam jak urządzenia (ustawiany w panelu patrz *Rozdział 6.19*).
- port: 502


| rejestr INPUT REGISTERS funkcja READ_INPUT_REGISTERS (0x04) | | | | |
|--|--------|------|---------|---|
| Modbus adres | Offset | Typ | Mnożnik | Opis |
| 30000 | 0 | int | 10 | temperatura czujnika głównego |
| 30001 | 1 | int | 10 | temperatura czujnika dodatkowego (opcja) |
| 30002 | 2 | int | 10 | wilgotność |
| 30003 | 3 | bool | - | otwarte drzwi |
| 30004 | 4 | bit | - | b0 - alarm drzwi b1 - alarm górnego przekroczenia temperatury b2 - alarm dolnego przekroczenia temperatury b3 - ochrona nadtemperaturowa b4 - ochrona podtemperaturowa b5 - błąd czujnika głównego b6 - błąd czujnika dodatkowego b7 - błąd czujnik zabezpieczenia b8 - błąd czujników temperatury b9 - błąd czujnika wilgoci b10 - błąd sprzętowy b11 - MRW error |

8. ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE

Urządzenie fabrycznie jest wyposażone w ochronę wkładu – zabezpieczenie temperaturowe. Jeśli uszkodzeniu ulegnie któraś z części odpowiedzialna za utrzymywanie zadanej temperatury lub nastąpi nieświadoma zmiana ustawień temperatury pracy przez Użytkownika, zadziała ustawione zabezpieczenie.

8.1. Klasa zabezpieczenia

Standardowo komorach klimatycznych zastosowano zabezpieczenie klasy 3.3 zg. DIN 12880. Użytkownik sam programuje wartość temperatury zabezpieczenia dolną/górną. W momencie, gdy zadana temperatura zostanie przekroczona, zasilanie układu chłodzenia lub grzania zostanie wyłączone. Kiedy temperatura powróci do dozwolonego zakresu, urządzenie wznowi pracę. Poniżej na rysunku przedstawiono zasadę działania zabezpieczeń.

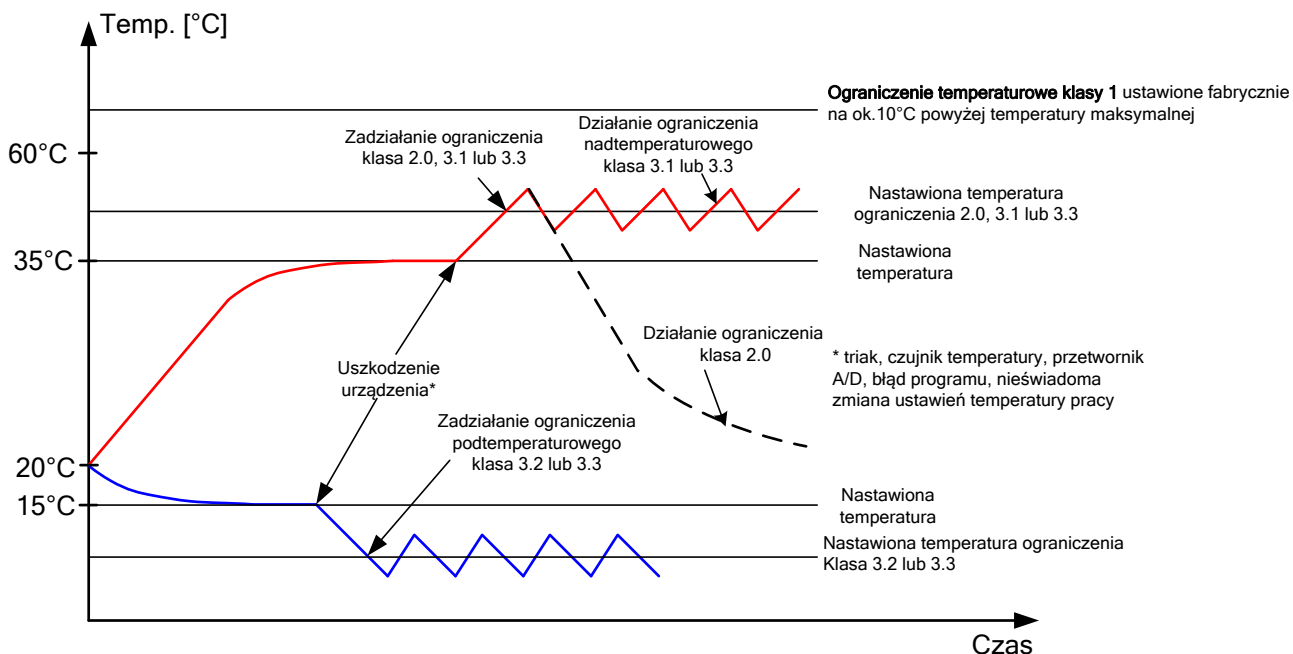

9. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO KOMPUTERA

Każde urządzenie w wersji SMART PRO może zostać podłączone do sieci Ethernet lub bezpośrednio do komputera za pomocą kabla LAN (wyposażenie standardowe). Za pomocą programu Lab Desk (wyposażenie standardowe) można programować i monitorować pracę wielu urządzeń ze sterownikiem SMART PRO. Dokładne informacje na programie Lab Desk znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi.

10. DZIAŁANIE UKŁADU CHŁODZENIA

Komora klimatyczna KKP posiada układ chłodzenia oparty na technologii ogniw Peltiera. Elementami chłodzącymi są w niej moduły Peltiera, które działają jak pompa ciepła transportująca ciepło/zimno w kierunku zależnym od kierunku przepływającego prądu. Układ chłodzenia komory klimatycznej skonstruowany jest z modułów Peltiera, wentylatorów oraz radiatorów. W odróżnieniu od układów z agregatami chłodniczymi charakteryzuje się długim czasem bezawaryjnego działania, brakiem ruchomych elementów, możliwością pracy rewersyjnej (szybkie i łatwe przejście z trybu chłodzenia w tryb ogrzewania i odwrotnie), cichą pracą oraz brakiem szkodliwych dla środowiska i łatwopalnych czynników chłodniczych.

11. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA



Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem, należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej! Jeżeli urządzenie jest wyposażone w bateryjne podtrzymanie pracy wyświetlacza (opcja) również należy je wyłączyć.


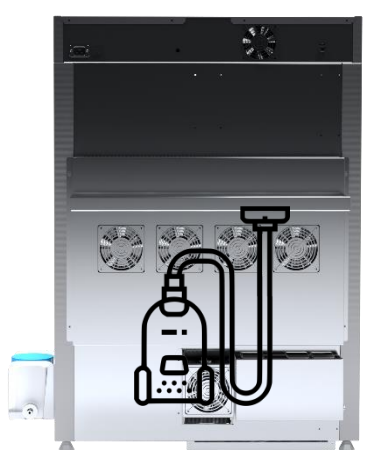
Na wewnętrznych ściankach urządzenia (w szczególności nowego), wykonanych ze stali nierdzewnej, mogą pojawiać się przebarwienia (plamy), które nie są spowodowane wadami fabrycznymi, a jedynie procesem produkcyjnym stali. Można je wyczyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.

W urządzeniach produkowanych ze stali nierdzewnej ich użytkowanie w standardowych warunkach laboratoryjnych nie powoduje rdzewienia. Istnieje jednak możliwość pojawienia się na ich powierzchni nalotu wyglądem przypominającego rdzę (związanego np. z rodzajem przechowywanych / inkubowanych prób). Wówczas zaleca się wyczyszczenie zabrudzonych powierzchni przy pomocy specjalnego preparatu, np. Pelox.



Podczas czyszczenia urządzenia specjalnymi środkami czyszczącymi należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek, zaleceń i środków bezpieczeństwa zapisanych w instrukcji użytkowania lub w karcie charakterystyki stosowanego preparatu.

11.1. Czyszczenie obudowy

| | |
|----|---|
| 1. | Czyszczenie obudowy należy przeprowadzać raz w tygodniu lub częściej w zależności od warunków środowiskowych w miejscu pracy. |
| 2. | Obudowa urządzenia i drzwi powinny być czyszczone za pomocą miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie. |
| 3. | Czyszczenie należy prowadzić przy pomocy łagodnych środków czyszczących. |
| 4. | Części elektryczne nie mogą pozostawać w kontakcie z wodą lub detergentem. |
| 5. | Panel dotykowy należy czyścić delikatną szmatką przeznaczoną do czyszczenia paneli dotykowych. Można również używać specjalnych pianek przeznaczonych do czyszczenia monitorów LCD |
| 6. | Gniazdo USB należy czyścić za pomocą odkurzacza, aby zapobiec zbieraniu się zabrudzeń wewnątrz gniazda. |
| 7. | <p>Taca na skropliny</p> <p> W tacy zamontowana jest grzałka, która podgrzewa kondensat, żeby wyparował. Grzałka jest włączana o północy na 2 godziny.</p> <p>UWAGA. Tacę należy czyścić dopiero po godzinie od wyłączenia urządzenia. Zapobiegnie to ewentualnym poparzeniom.</p> <p>Zaleca się czyszczenie tacy raz w miesiącu. Aby wyczyścić tacę należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odkręcić śruby radełkowane zabezpieczające tacę 2. wysunąć tacę z prowadnic 3. wyczyścić tacę za pomocą gąbki i czystej wody 4. wsunąć tacę do prowadnic i zabezpieczyć ją za pomocą śrub radełkowanych. |
| 8. | <p>Raz w miesiącu należy wyczyścić radiatory i zewnętrzne wentylatory za pomocą odkurzacza. Radiatory i zewnętrzne wentylatory znajdują się z tyłu urządzenia.</p> <div style="text-align: center;">  </div> |

11.2. Czyszczenie wnętrza

Wnętrze komór klimatycznych jest wykonane ze stali nierdzewnej 0H18 zg. z DIN 1.4301. Stal nierdzewna 0H18 również ulega korozji, ale zdecydowanie mniej i wolniej od innych rodzajów stali. Aby maksymalnie spowolnić proces korozji tego typu stal wymaga regularnej konserwacji oraz czyszczenia. Należy unikać agresywnych środków myjących i preparatów na bazie chloru oraz wybielaczy, nie dopuszczać do kontaktu stali nierdzewnej ze stałą niestopową, o ile nie mamy do czynienia ze stałą szlifowaną unikać materiałów które mogą zarysować powierzchnię.

| | |
|----|--|
| 1. | Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia należy opróżnić komorę. |
| 2. | Po otwarciu drzwi urządzenia tam gdzie to konieczne należy poczekać na ostygnięcie komory. Po wyjęciu półek można przystąpić do mycia urządzenia. |
| 3. | Do czyszczenia urządzenia należy używać niestrzępiącej się i niepylącej, miękkiej szmatki oraz wody lub wody z dodatkiem łagodnego detergentu. |
| 4. | W przypadku stali szlifowanej należy wykonywać ruchy zgodnie z kierunkiem szlifowania na powierzchni. |
| 5. | W przypadku wystąpienia rdzy stosować: - lekkie przebarwienie – domowe środki do czyszczenia stali nierdzewnej węglanem wapnia lub kwas cytrynowy, - średnie przebarwienia – 10% roztwór kwasu fosforowego; po czyszczeniu neutralizacja kwasu rozcieńczonym amoniakiem lub łagodnym detergentem alkalicznym, - silna rdza – korzystać z produktów do wytrawiania i pasywacji stali – na przykład Pelox FR-D Po każdym czyszczeniu powierzchnię dokładnie przetrzeć czystą wodą. |
| 4. | Po zakończeniu czyszczenia wszystkie powierzchnie dokładnie osuszyć, zamontować zdemonstrowane wcześniej części. |
| 5. | Podczas mycia należy zwrócić szczególną uwagę na czujniki zabudowane w komorze, aby ich nie uszkodzić. |

11.3. Czyszczenie ekranu dotykowego

Ekran dotykowy jest narażony na zabrudzenia, dlatego należy go regularnie czyścić. Do czyszczenia ekranu dotykowego należy używać czystej i suchej ściereczki z mikrofibry. Jest to bardzo delikatny materiał i dobrze zbiera zabrudzenia.



Przed użyciem ściereczki trzeba sprawdzić, czy na jej powierzchni nie znajdowały się żadne okruchy lub drobiny. Podczas czyszczenia mogą one zadziałać jak papier ścierny i porysować powierzchnię ekranu.


Jeśli zabrudzeń nie da się usunąć na sucho, ściereczkę można delikatnie nawilżyć wodą.



Do czyszczenia ekranu nie wolno używać ręczników papierowych, ponieważ na ekranie mogą powstać mikrouszkodzenia.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zablokować ekran, poprzez naciśnięcie  na rozwiniętej górnej belce.


Rys. 93. Zablokowanie ekranu

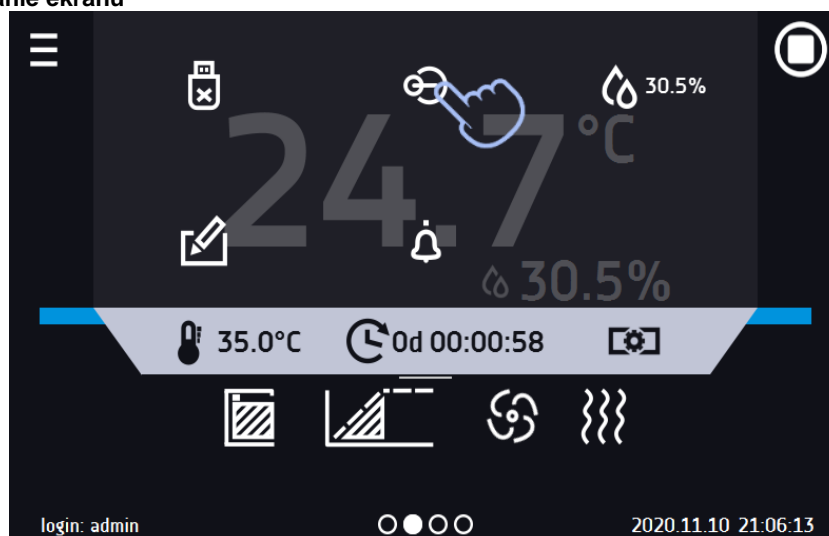

Ekran jest gotowy do czyszczenia.

Aby odblokować ekran dotykowy należy przesunąć niebieskie kółko w biały okrąg.

Rys. 94. Odblokowanie ekranu dotykowego

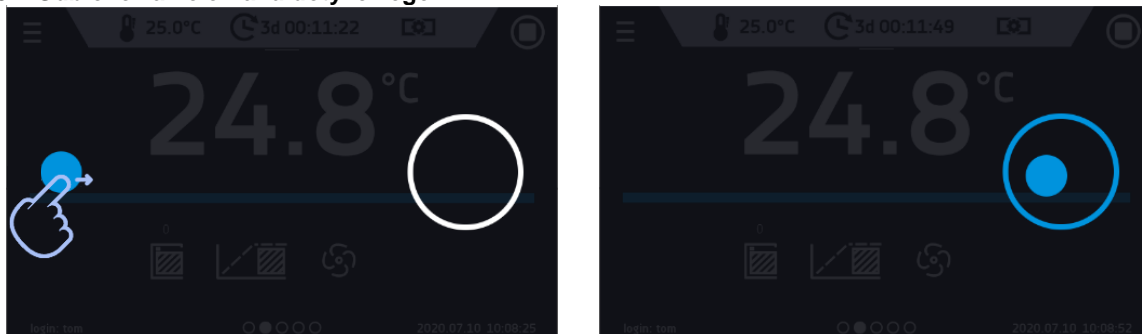

12. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W UŻYTKOWANIU

| | |
|----|---|
| 1. | Opróżnić komorę urządzenia ze wszystkich przedmiotów. |
| 2. | Odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w bateryjne podtrzymanie pracy wyświetlacza (opcja) również należy je wyłączyć. |
| 3. | Wyczyścić i osuszyć komorę urządzenia. |
| 4. | Aby nie dopuścić do powstania przykrych zapachów, należy pozostawić drzwi otwarte. |
| 5. | Zakręcić dopływ wody. |
| 6. | Przechowywać w temperaturze od 0°C do 50°C i wilgotności względnej maks. 70%. |

13. SYTUACJE PROBLEMOWE

Zanim zwrócić się Państwo do Serwisu należy:

1. sprawdzić czy postępowanie jest zgodne z instrukcją obsługi urządzenia,
2. upewnić się, że urządzenie nadal nie działa poprawnie poprzez ponowne uruchomienie. Jeżeli urządzenie się nie uruchomi, należy go ponownie odłączyć od sieci elektrycznej i powtórzyć całą operację po upływie godziny.

Serwis

Odwiedź stronę POL-EKO sp.k.: www.pol-eko.com.pl aby:

- uzyskać pełne dane kontaktowe serwisu technicznego
- uzyskać dostęp do katalogu on-line POL-EKO sp.k. oraz informacje o dostępnych akcesoriach oraz powiązanych produktach
- uzyskać informacje o produktach oraz ofertach specjalnych

Aby zdobyć informacje na temat urządzeń bądź uzyskać pomoc techniczną, skontaktuj się Działem Sprzedaży lub odwiedź stronę: www.pol-eko.com.pl

13.1. Możliwe usterki

| Usterka | Co sprawdzić? | Co zrobić? |
|-----------------------------------|---|--|
| Urządzenie nie działa | Czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka? | Podłączyć właściwie urządzenie do zasilania. |
| | Czy nie zadziałał automatyczny bezpiecznik nadprądowy? | Włączyć bezpiecznik znajdujący się z tyłu urządzenia przez jego naciśnięcie. |
| | Czy w gniazdku jest napięcie? | Podłączyć urządzenie do innego gniazdka, najlepiej z innego obwodu elektrycznego. Wezwać elektryka z uprawnieniami w celu sprawdzenia instalacji elektrycznej. |
| | Czy kabel zasilający nie jest uszkodzony? | Wymienić kabel. |
| Układ chłodzenia nie działa | Czy urządzenie nie jest narażone na światło słoneczne? | Zmienić lokalizację urządzenia. |
| | Czy w pobliżu urządzenia nie ma emitera ciepła? | Zmienić lokalizację urządzenia. |
| | Czy drzwi są szczelnie zamknięte? | Wyczyścić uszczelkę. |
| | Czy miejsce instalacji spełnia warunki instalacji? | Dostosować do wymaganych warunków instalacji. |
| Urządzenie nie dogrzewa | Czy drzwi są szczelnie zamknięte? | Wyczyścić uszczelkę. |
| | Czy wentylator pracuje? | Skontaktować się z serwisem |
| | Czy temperatura otoczenia mieści się w zakresie dopuszczalnych wartości zawartych w tabeli z danymi technicznymi? | Dostosować temperaturę otoczenia do wartości podanej w niniejszej instrukcji. |
| | | |
| Nawilżacz nie wytwarza pary | Czy program ma włączoną regulację wilgotności? | Włączyć regulację wilgotności. |
| | Czy dopływ wody jest otwarty? | Otworzyć dopływ wody. |
| | Czy w zbiorniku umieszczonym z boku urządzenia znajduje się woda? | Uzupełnić wodę w zbiorniku. |
| Urządzenie pracuje zbyt głośno | Czy urządzenie dotyka mebli lub innych przedmiotów? | Przesunąć inne obiekty. |
| | Czy urządzenie zostało wypoziomowane? | Wypoziomować urządzenie. |
| Drzwi opadły lub są przekrzywione | Czy urządzenie jest poprawnie wypoziomowane? | Wypoziomować urządzenie. Jeżeli to nie pomoże, skontaktować się z serwisem. |

14. WARUNKI GWARANCJI

POL-EKO sp.k. gwarantuje, że zakupiony produkt jest wolny od wszelkich wad materiałowych oraz produkcyjnych i został objęty gwarancją przez okres dwóch lat od daty dostarczenia urządzenia. W przypadku wystąpienia usterki, POL-EKO sp.k. na własny koszt dokona naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów zakupu produktu, pod warunkiem, że urządzenie zostanie zwrócone w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze złego użytkowania, nadmiernego przeciążenia urządzenia, powstałych z winy Użytkownika. Wszelkie zaniedbania lub używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem bądź zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oraz innych lokalnych rozporządzeniach, powoduje utratę praw gwarancyjnych. Urządzenie, które jest zwracane musi być ubezpieczone przez Klienta na wypadek ewentualnego uszkodzenia lub zagubienia. Gwarancja będzie ograniczać się wyłącznie do sytuacji wymienionych wyżej. NINIEJSZA KLAUZULA GWARANCYJNA W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA STOSOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZA PRZYDATNOŚCI DO CELÓW ZWYKŁYCH ALBO TEŻ DO CELÓW SZCZEGÓLNYCH.


Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie <https://www.pol-eko.com.pl/serwis/> W godzinach od 8.00 do 15.30 dostępna jest również infolinia serwisowa: 32 500 52 00.

Zgodność z lokalnym prawem i rozporządzeniami

Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zezwoleń lub autoryzacji wymaganych do uruchomienia i korzystania z produktu. POL-EKO sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zaniedbania w w/w kwestii z wyjątkiem sytuacji, kiedy odmowa w uzyskaniu zezwolenia lub autoryzacji jest spowodowana usterką produktu.

15. TABLICZKA ZNAMIONOWA

Tabliczka znamionowa znajduje się na lewej ścianie, w lewym górnym rogu. Poniżej przykład tabliczki:

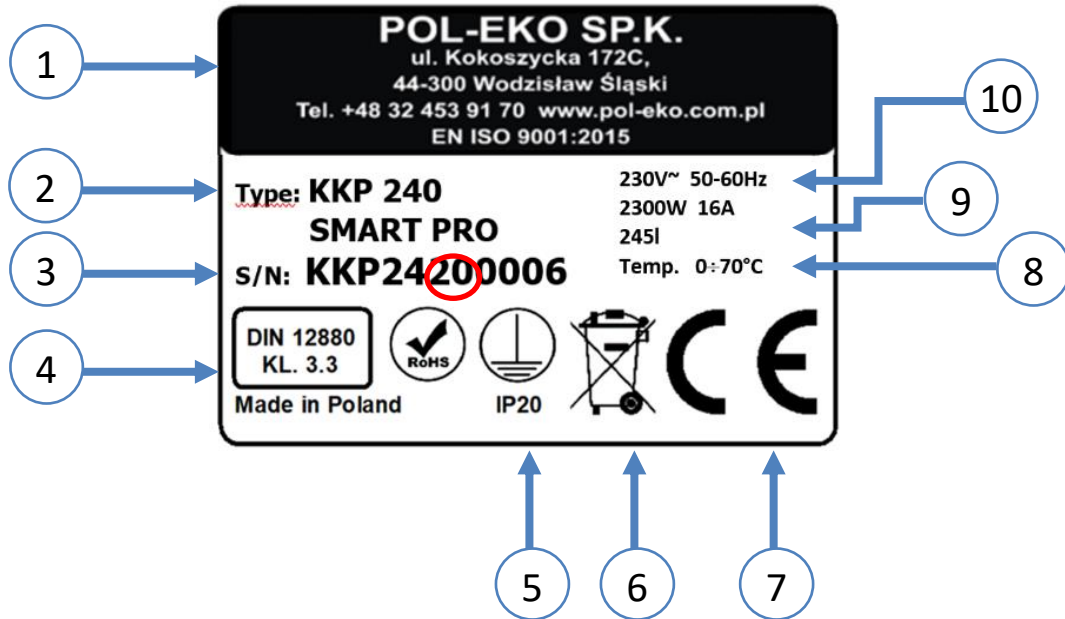


1. Dane producenta
2. Typ urządzenia
3. Nr seryjny (zaznaczone dwie cyfry stanowią datę produkcji urządzenia)
4. Klasa zabezpieczenia termicznego wkładu wg DIN 12880
5. Stopień ochrony przeciwporażeniowej (klasa I: ochrona przed dotykiem pośrednim) i stopień ochrony obudowy IP
6. Oznaczenie postępowania z urządzeniem użytym wg dyrektywy WEEE
7. Oznaczenie CE, jako potwierdzenie zgodności z dyrektywami
8. Zakres temperatury pracy.
9. Dane dotyczące urządzenia (moc maksymalna, pojemność komory)
10. Dopuszczalny zakres wartości napięcia zasilania i częstotliwości

16. DANE TECHNICZNE


Dane techniczne podano z tolerancją $\pm 5\%$, pojemność użytkowa komory jest zawsze mniejsza. Poniższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego).

| | KKP 240 SMART PRO | KKP 750 SMART PRO |
|---|---|------------------------------|
| obieg powietrza | wymuszony | |
| pojemność komory [l] | 245 | 749 |
| pojemność użytkowa [l] | 245 | 749 |
| sterownik | mikroprocesorowy PID | |
| wyświetlacz | 7" kolorowy, dotykowy | |
| TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | | |
| zakres temperatury pracy bez wilgotności [°C] | 0...+70 (max 20°C poniżej temp. otoczenia) | |
| jednorodność temperatury (przestrzenna) w 40°C ³ | $\pm 0,3$ | $\pm 0,2$ |
| stabilność temperatury (w czasie) w 40°C ² | $\pm 0,1$ | $\pm 0,1$ |
| zakres temperatury pracy z wilgotnością [°C] | +5...+70 (max 20°C poniżej temp. otoczenia) | |
| rozdzielczość wilgotności [%] | 0,1 | |
| jednorodność temperatury w 40°C, 75% RH ³ | $\pm 0,3$ | $\pm 0,2$ |
| stabilność temperatury w 40°C, 75% RH ² | $\pm 0,1$ | $\pm 0,1$ |
| jednorodność temperatury w 25°C, 60% RH ³ | $\pm 0,2$ | $\pm 0,2$ |
| stabilność temperatury w 25°C, 60% RH ² | $\pm 0,1$ | $\pm 0,1$ |
| zabezpieczenie temperaturowe | klasa 3.3 to DIN 12880 | |
| zakres wilgotności [%] | 10... 90 | |
| rozdzielczość wilgotności [%] | co 0,1 | |
| jednorodność wilgotności w 40°C, 75% RH [% RH] ³ | $<\pm 1$ | $<\pm 1$ |
| stabilność wilgotności w 40°C, 75% RH [% RH] ² | $\pm 0,3$ | $\pm 0,3$ |
| jednorodność wilgotności w 25°C, 60% RH [% RH] ³ | $\pm 0,8$ | $\pm 0,8$ |
| stabilność wilgotności w 25°C, 60% RH [% RH] ² | $\pm 0,2$ | $\pm 0,4$ |
| czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30s dla 40°C, 75% RH [min] | 10 | 23 |

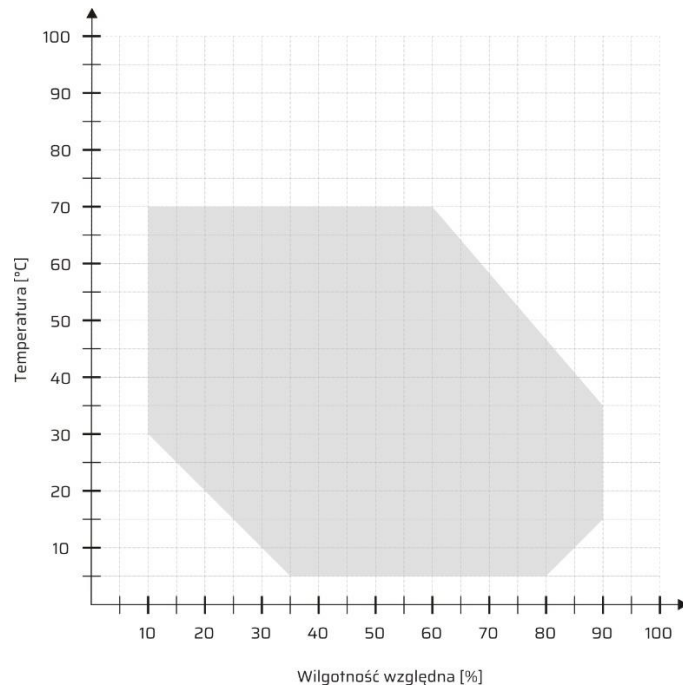

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| KOMORA | | |
| drzwi | 1 drzwi zewnętrzne pełne, 1 drzwi wewnętrzne szklane | 2 drzwi zewnętrzne pełne, 2 drzwi wewnętrzne szklane |
| wnętrze | | |
| Smart PRO | stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 | |
| IG Smart PRO | stal nierdzewna zg. z DIN 1.4301 | |
| obudowa zewnętrzna | | |
| Smart PRO | malowana proszkowo | |
| IG Smart PRO | stal nierdzewna (len) | |
| wymiary zewnętrzne [mm] /1/ | | |
| szerokość A | 960 | 1400 |
| wysokość B | 1140 | 1580 |
| głębokość C | 840 | 1040 |
| wymiary wewnętrzne [mm] | | |
| szerokość D | 600 | 1040 |
| wysokość E | 800 | 1200 |
| głębokość F | 510 | 600 |

Instrukcja obsługi KKP SMART PRO

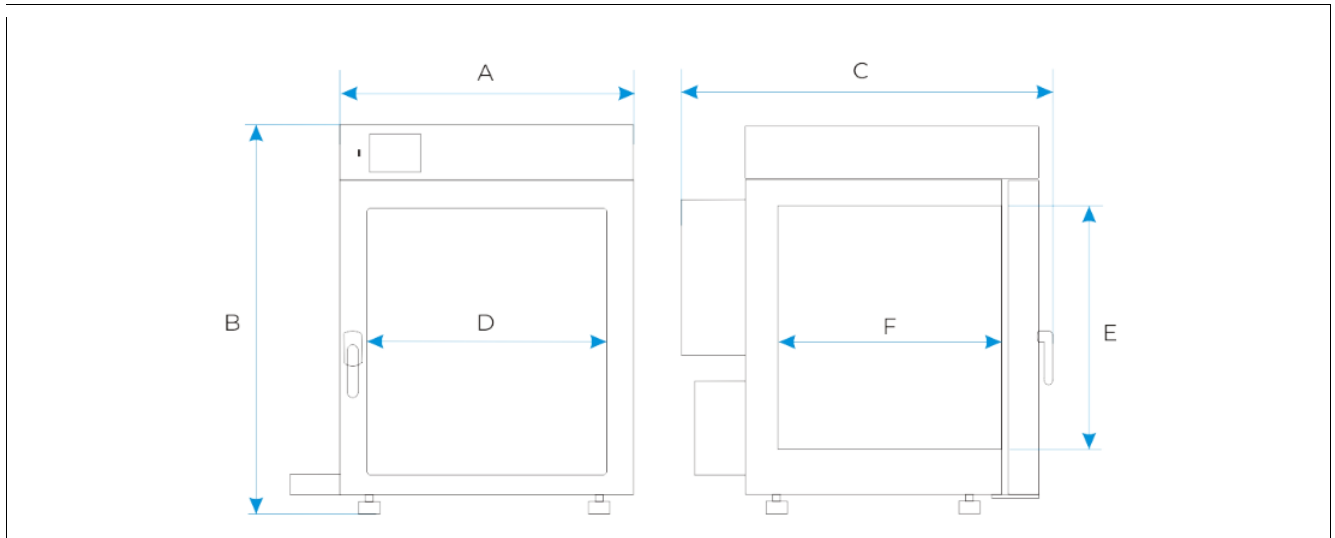

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| półki (standard max) | 3 10 | 3 16 |
| max obciążenie półki [kg] | 25 | 100 |
| max obciążenie urządzenia [kg] | 90 | 140 |
| zewnątrzny pojemnik na wodę [l] | 6 | 6 |
| waga [kg] | 117 | 233 |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | | |
| zasilanie | 230V 50-60Hz | |
| moc [W] | 2300 | 2700 |
| gwarancja | 24 miesiące | |
| producent | POL-EKO sp.k. | |




powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)

1) szerokość nie uwzględnia półki na zbiornik z wodą - 140 mm

2) stabilność mierzona w geometrycznym środku komory

3) w przestrzeni, jednorodność (K) obliczana dla komory jako: $K = +/\frac{T_{max}-T_{min}}{2}$

17. DEKLARACJA CE

| | | |
|---|--|--|
|  DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE EU DECLARATION OF CONFORMITY | |  POL-EKO |
| Produkt: | Product: | |
| Komora klimatyczna z modułami Peltiera | Climatic chamber with Peltier modules | |
| Model: | Model: | |
| KKP 240; KKP 750 | | |
| w wersjach: | in version: | |
| IG SMART PRO; SMART PRO | | |
| Nazwa i adres producenta: | Name and address of the manufacturer: | |
| POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. ul. Kokoszycka 172 C, 44-300 Wodzisław Śląski Polska/Poland | | |
| Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. | This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. | |
| Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: | The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: | |
| RED 2014/53/UE RoHS 2011/65/UE & 2015/863UE WEEE 2012/19/UE | RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU & 2015/863EU WEEE 2012/19/EU | |
| Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku, do których deklarowana jest zgodność: | References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: | |
| RED | ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019 ETSI EN 301 893 V2.1.1: 2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019 ETSI EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 IEC EN 62368-1: 2018 BS EN 62311: 2008 | |
| LVD | PN-EN 61010-1:2011 PN-EN 61010-2-010:2020-10 PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 | |
| EMC | PN-EN IEC 61326-1:2021-10 | |
| RoHS | PN-EN IEC 63000:2019-01 | |
| Wodzisław Śl. 08.04.2024 | | Podpis / Signature: |
| | |  Dawid Rybarz Dyrektor Techniczny (CTO) |

Instrukcja obsługi KKP SMART PRO

Producent wyposażenia kontrolno-pomiarowego
do badań laboratoryjnych i procesów technologicznych,
dystrybutor w Polsce firm:
HAMILTON, THERMO SCIENTIFIC, WTW/Xylem.

internet: www.pol-eko.com.pl * www.cieplarki.pl * www.meblelab.com.pl * www.polekolab.pl

Produkujemy:

- szafy termostatyczne
- chłodziarki laboratoryjne
- ciepłarki i inkubatory
- urządzenia z fotoperiodem i fitotronem
- suszarki, sterylizatory
- suszarki z przepływem azotu
- zamrażarki
- zamrażarki niskotemperaturowe
- komory klimatyczne
- komory grzewcze CALDERA
- licznik kolonii bakterii
- wytrząsarki laboratoryjne
- aparaty do pobierania próbek
- hydromaty
- stacje Eurodrop
- stacje zlewne FEKO
- przetworniki do pomiarów on-line
- certyfikowane, metalowe i laminowane meble laboratoryjne
- dygestoria

Oferujemy urządzenia przenośne, laboratoryjne i on-line:

- pH-metry
- jonometry
- tlenomierze
- konduktometry
- fotometry i spektrofotometry
- termoreaktory
- mętnościomierze
- elektrody pH
- czujniki konduktometryczne
- sondy tlenowe
- łaźnie wodne
- autoklawy
- bufony pH
- standardy konduktometryczne
- testy fotometryczne
- akcesoria laboratoryjne
- materiały eksploatacyjne

Organizujemy:

- szkolenia regionalne
- szkolenia indywidualne
- seminaria


Zapewniamy:

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- szeroko pojęte doradztwo w zakresie doboru, konserwacji i eksploatacji wyposażenia laboratorium

Firma POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE Sp. z o. o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania:

- komór termostatycznych i klimatycznych (ciepłarki, suszarki, szafy termostatyczne, inkubatory, komory klimatyczne, zamrażarki)
- łaźni laboratoryjnych oraz termoreaktorów
- komór do sterylizacji parowej (autoklawów)
- termometrów elektrycznych i elektronicznych
- rejestratorów temperatury
- wysokotemperaturowych pieców laboratoryjnych
- termohigrometrów
- sit laboratoryjnych

Wzorcowanie potwierdzone jest wystawieniem "Świadectwa wzorcowania".

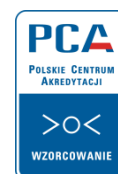

AP 115

Usługi poza zakresem akredytacji:

- sprawdzanie wyposażenia do pomiarów fizykochemicznych (mierników i sond pomiarowych),
- przeprowadzanie procedur kwalifikacyjnych IQ, OQ, PQ,
- mapowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniach

Dodatkowe informacje nt. usług POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE znajdują się na stronie www.polekolab.pl oraz pod nr tel. 32 453 91 97.



POL-EKO
Perfect Environment

☎ (+48) 32 453 91 70
✉ info@pol-eko.com.pl
🌐 www.pol-eko.com.pl

📍 **POL-EKO A. Polok – Kowalska sp.k.**
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C